

取扱説明書

UT薬品保管ユニット

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

SP1-UT (1-4080-01)

SP2-UT (1-4080-02)

SPG-UT (1-4086-02)

 **アズワン株式会社**

2008年 10月 第1版作成


この度は当社製品のUTスチール薬品保管ユニットシリーズをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。より安全に、また良好な状態でご使用いただくために、この取扱説明書をご精読頂き正しくお使いください。なお、機構及び仕様等は予告なく変更することがあります。その際には、本書の内容と一部異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

- ・取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。
- ・お使いになっている製品を譲渡されたり、貸与されるときには、新しく所有者となられる方が、安全な正しい使い方をされるために、この取扱説明書を製品本体の目立つところに添付して下さい。

○商品特徴

- ・安心の耐震設計です。
- ・収納力抜群で、耐薬性・耐久性に優れたスチール薬品保管ユニットです。
- ・片方の引出しを引くともう一方が自動的にロックする前傾転倒防止設計の連動ストッパー機構を採用しました。
(SP2-UT, SPG-UT)
- ・スライド収納部分はそれぞれにロック装置がつき、引出しなどが地震で自然に開くことを防止しています。
- ・付属の金具で床面へ固定する事ができます。
- ・天部及び底部に換気孔を設け庫内にガスが溜まることを防止しています。
- ・また、天部換気孔へ「薬品庫用排気ダクト(コードNo.:1-7612-01)」(オプション部品)を取り付けることで排気ダクトとの接続も可能です。

○設置に関する注意事項

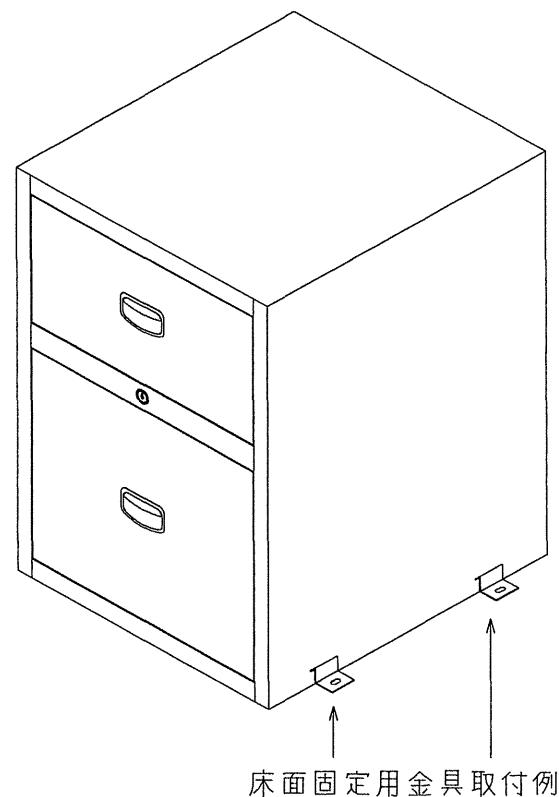

床面固定用金具取付例

○ 安全にお使いいただくために

 屋内使用	① この薬品保管ユニットは屋内での使用を前提に設計されております。 屋外でのご使用は避けて下さい。
 床固定	② 地震などで薬品保管ユニットが倒れる場合があります。 必ずアンカーボルトなどで床への固定を行って下さい。 アンカーボルトは床材質に合ったものを選び下さい。 研究室の床は防水加工されている場合がありますので、床固定に
 設置注意	③ 設置する際は、必ず二人以上で作業を行って下さい。また周囲の状況にも 十分に注意をして下さい。
 改造禁止	④ この薬品保管ユニットは剛性を重視して製作されております。 強度を損なうような改造は行わないで下さい。
 常温使用	⑤ 極度に高温や高湿度、また低温になる場所では使用しないで下さい。 冬期は室内が非常に乾燥する場合があります。 静電気の発生には十分ご注意下さい。
 要換気	⑥ 薬品保管ユニット内に微量のガスが溜まる場合があります。 天部換気孔を塞がないで下さい。 薬品瓶の不備等によりガスの発生や液漏れ等が起こった場合には、ガスが庫外に 漏れ出す可能性があります。薬品瓶は漏れないか十分に確認して下さい。

○ メンテナンスについて

本永くお使いいただくために下記の項目をお守り下さい。

- 本体には傷をつけないで下さい。また、汚れた場合には水や中性洗剤などを使用して拭いて下さい。
シンナーやアルコールなどは塗装を弱めることになりますので使用しないで下さい。
- 薬品保管ユニットの製品ナンバーはベースの右側奥に貼り付けられております。
製品に関するお問い合わせは製品ナンバーもあわせてご連絡下さい。
- 薬品保管ユニットには保管者、管理責任者を決め、鍵の有無、使用状態、薬品の使用量などの履歴を
取られることをおすすめいたします。

製品ナンバー控え(購入時に書き込んで下さい。)



鍵を紛失された場合には

購入年月日、左記製品ナンバーをお控えの
上お買いあげの販売代理店、もしくは当社営
業所までご連絡下さい。

○ 仕様

型番	SP1-UT	SP2-UT
コード	1-4080-01	1-4080-02
サイズ(mm)	W250×D500×H600	W450×D500×H600
本体重量(kg)	約20	約35
本体材質	スチール	スチール
500ml試薬瓶 収納数(本)	16 ※	32 ※
付属品	固定金具一式	固定金具一式

型番	SPG-UT
コード	1-4086-02
サイズ(mm)	W450×D500×H600
本体重量(kg)	約35
本体材質	スチール
500ml試薬瓶 収納数(本)	16
ガロン瓶 収納数(本)	4 ※
付属品	固定金具一式

※ 500mlガラス製薬品瓶は、JIS準拠(φ76.5,H190)