

取扱説明書


Instruction Manual

薬品保管ユニット (UT-Lab.)

型番 : SPT-UT

目 次

安全上のご注意	2
製品設置時および使用時の注意事項	3
製品概要	4
製品保証について	5

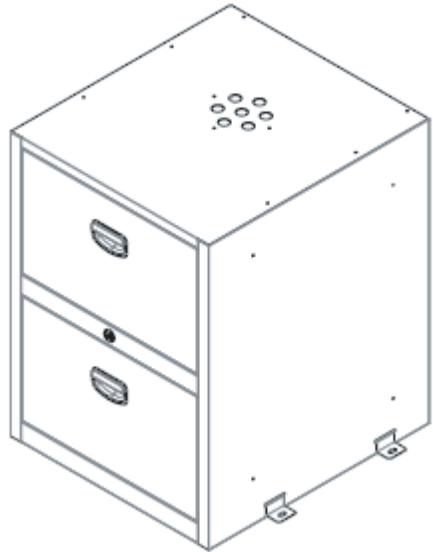

お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読み
になって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ
に大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ
ところに添付して下さい。

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上、特に注意すべき事項についての情報をその重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って安全にご使用願います。

表示とその意味

 危険	誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる事が想定される場合。
 警告	誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が生じる事が想定される場合。
 注意	誤った取り扱いをすると、傷害を負う危険および物的損害のみが生じる事が想定される場合。
 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項

安全確保の図記号

	△記号は注意（危険・警告を含む）を示します。具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“感電注意”を示します。
	⊘記号は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“分解禁止”を示します。
	●記号は強制（必ず守ること）を示します。具体的な強制内容は●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“差込プラグを抜くこと”を示します。

製品設置時および使用時の注意事項

安全にお使いいただくために下記事項を必ずお守り下さい。



警告



禁止事項

- 極度に高温や高湿度、また低温になる場所では使用しないでください。冬季は室内が非常に乾燥する場合があります。静電気の発生には十分ご注意ください。
- この薬品保管ユニットは剛性を重視して製作されております。強度を損なうような改造は行わないでください。
- この薬品保管ユニットは屋内での使用を前提に設計されております。屋外での使用は避けてください。
- 本商品は主材料としてスチールを用いております。酸、溶剤等腐食の可能性のある薬品の使用はしないでください。



注意



注意事項

- 設置する際は、必ず二人以上で作業を行ってください。また、周囲の状況にも十分に注意をしてください。
- 地震等で薬品保管ユニットが倒れる場合があります。必ずアンカーボルト等で床への固定を行ってください。アンカーボルトは床材質に合ったものをお選びください。また、研究室の床は防水加工されている場合がありますので、床固定に関しては必ず工務部や施設管理部等にご相談ください。



強制事項

- 薬品保管ユニット内に微量のガスが溜まる場合があります。天部換気孔を塞がないでください。薬品瓶の不備等によりガスの発生や液漏れが起こった場合にはガスが庫外に漏れ出す可能性があります。薬品瓶は漏れないか十分に確認してください。

お手入れについて


- 本体には傷をつけないでください。また、汚れた場合には水や中性洗剤などを使用して拭いてください。シンナーやアルコールなどは商品を劣化させる恐れがありますので使用しないでください。
- 薬品保管ユニットの製品ナンバーはベースの右側奥に貼り付けております。製品に関するお問い合わせは製品ナンバーもあわせてご連絡ください。
- 薬品保管ユニットには保管者、管理責任者を決め、鍵の有無、使用状態、薬品の使用量などの履歴を取られることをお勧めします。

製品概要

■製品特徴

- フレームタイプの実験台等の下に設置可能な薬品庫です。スペースの有効活用、実験操作中に手の届く範囲に試薬を配置することができます。
- スライド収納部分はそれぞれにロック装置がつき、引出しなどが自然に開くことを防止しています。

■製品全体図および各部名称

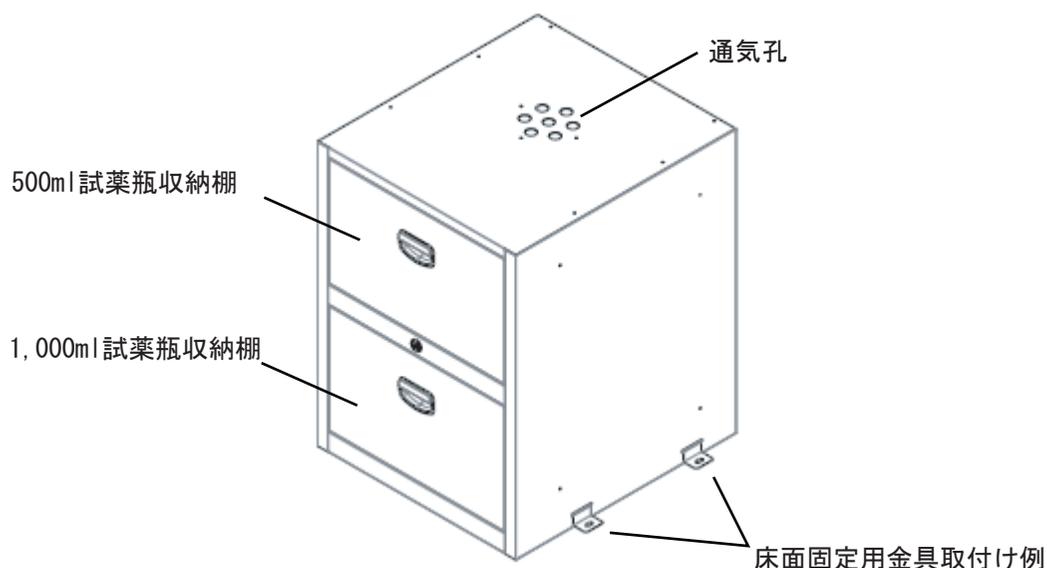

品番	1-4080-03
型番	SPT-UT
サイズ(mm)	450×500×600
本体重量(kg)	28.5
本体材質	スチール(メラミン焼付塗装)
500ml※試薬瓶収納数(本)	16
1,000ml※試薬瓶収納数(本)	9
付属品	床面固定金具×4・鍵

※収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠

500ml : $\phi 76 \times 190\text{mm}$

1,000ml : $\phi 105 \times 230\text{mm}$



鍵を紛失された場合には、購入年月日、製品ナンバーをお控えの上お買い上げの販売代理店、もしくは当社営業所までご連絡ください。

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（1）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	薬品保管ユニット (UT-Lab.)		
型式	SPT-UT		
機番			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL :		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL :		

アズワン株式会社

〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・ 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
 - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
 - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
 - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2010年7月 初版作成