


シリカゲル式ドライモジュール（シングルカセットタイプ）

取扱説明書

■ はじめに

このたびは本製品をお求めいただきましてまことにありがとうございます。ご使用時には本取扱説明書をよくお読みになり、正しく末永くご愛用くださいますようお願いいたします。


■ 動作

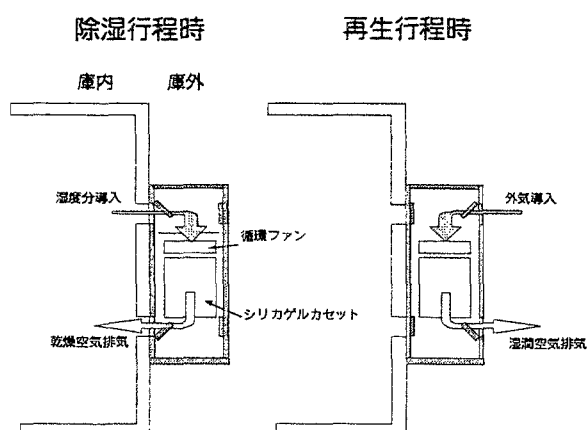


庫内の空気をシリカゲルに通して湿分を吸着させる動作（除湿行程）と、シリカゲルを加熱して乾燥状態に戻す動作（再生行程）を自動的に行います。

■ 操作方法

- 電源コードをプラグに差し込みます。
- コントロールパネルの H/L ボタンを押し、強弱を選択します。

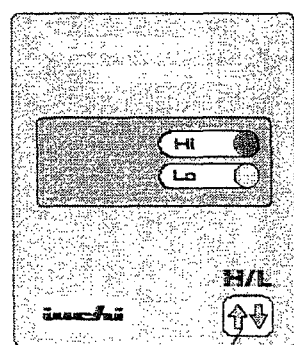

Hi・Lo切り替えボタン

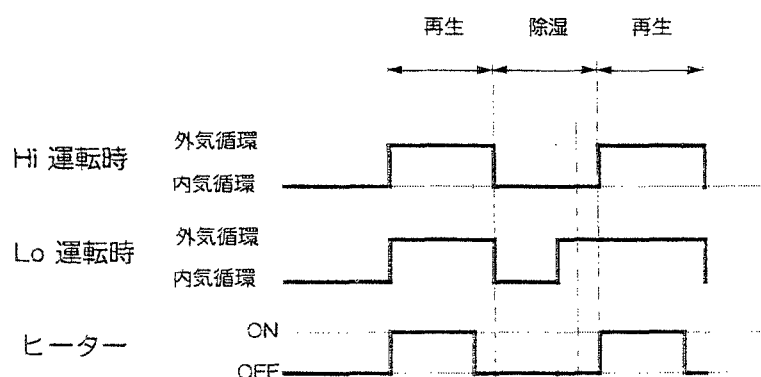

！！強弱選択について・・・！！

本機は内外気導入の切り替えをソレノイドコイルによる弁の開閉で行っており、除湿能力の強弱は庫内の空気をシリカゲルに通す時間の長短（弁の開閉時間の長短）で制御します。HI 動作の方が庫内の空気をシリカゲルに通す時間が長く、除湿能力が高くなります。庫内の乾燥度合いを落とす場合には、LO に切り替えてください。循環ファンは常に運転しており、湿度性能には関係しません。外気の種類や庫内に収納するものの多少、状態などにもよりますが、到達湿度は HI 能力時に約 23%RH から 28%RH、LO 能力時には 33%

RH から 38%RH となります。乾燥状態になっている庫内の扉を一旦開くと急激に乾燥状態が失われますので、低湿度状態を保つ場合には扉の開閉は最小限にするようご注意ください。

■ 使用上の注意

- シリカゲルカセットが再生行程になっているときには、カセットの表面がやや暖くなる場合がありますが、これはシリカゲルを乾燥させるためのヒーターの熱によるものです。異常や故障ではありません。
- 空気の導入排気口をふさぐと効果的な除湿・再生動作が行えなくなるだけでなく、シリカゲルカセットの温度を異常に上げてしまい、故障の原因になることがありますのでご注意ください。
- シリカゲルの吸湿性能や循環ファンの能力には寿命がありますので、使用状況にもよりますが約1年半から2年位でシリカゲルカセット部を別売の交換用シリカゲルカセットと取り替えていただくことをおすすめします（取り替え方法は交換用シリカゲルカセットに付属の交換説明書をご覧ください）。
- 本ユニットは庫内の空気に含まれる水分をを除去するためのものですので、濡れたものや水分多く含んだものの乾燥をする事はできません。庫内に保管するものの水分度合いによっては低湿度状態になるまでに時間を要する場合がありますのでご注意ください。
- 溶剤やアルコール、および腐食性・引火性のある気体を発生するものを庫内に保管する事はさけてください。シリカゲルの性能を劣化させたり電気回路に悪影響を与える恐れがあるだけでなく、引火や爆発の危険を引き起こす事が考えられますのでご注意ください。
- シリカゲルカセット、コントローラーの分解、改造、およびご自身による修理は行わないでください。動作不良や故障の原因になるばかりでなく、感電など思わぬけがをする場合があります。シリカゲルカセットの交換の際には交換用シリカゲルカセットとの取り替え、またコントローラーの故障の時にはお買い求めいただいた代理店、あるいは下記弊社営業部までご連絡ください。

■ 仕様

- 電源：AC100V 50/60Hz 0.15A(max)