

取扱説明書


Instruction Manual

デジタルサーモメーター

1-1911-02

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図

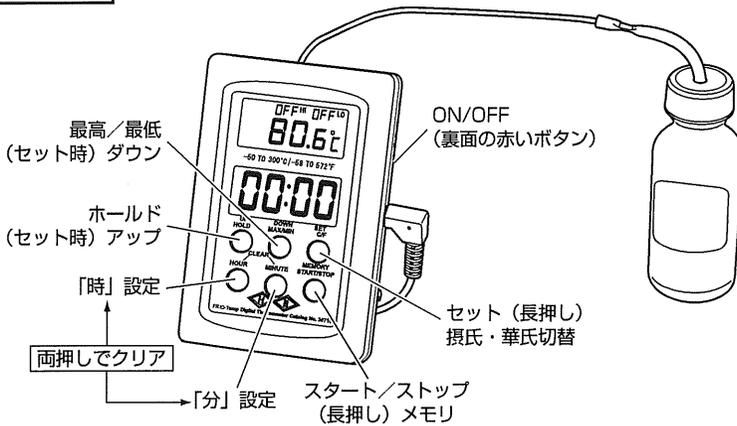

⚠ 注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- 表示部を冷凍・冷蔵庫、インキュベーター、オープンなどに入れないでください。
- その他機能を使っている間はON/OFFは機能しません。

概要

ON/OFF (裏面の赤いボタン) ON/OFFされます。

セット

最高温度のOFFが点滅します。
「DOWN」を押して最高温度を設定してください。
再度押すと、最低温度のOFFが点滅します。
「UP」を押して最低温度を設定してください。
* 設定したレンジを外れるとアラームがなります。
* アラームの停止はスタート/ストップボタンを押してください。

セット (長押し)

摂氏と華氏が切り替わり表示されます。

最高・最低

最高・最低温度が表示され「max」・「min」が点滅します。
再度押すと現在温度に戻ります。

- ホールド 「HOLD」が点滅し、表示温度をホールドします。
再度押すと現在温度に戻ります。
- 「時」設定 タイマーの「時間」を設定します。(最大99時間)
- 「分」設定 タイマーの「分」を設定します。(最大59分)
- 「時」設定・「分」設定の同時押し
設定時間がクリアされます。
*タイマー作動時は使えません。
- スタート/ストップ タイマーをスタート・ストップします。アラームをストップします。
- (長押し)メモリ 前回設定時間を呼び出します。

仕様	
精度と温度範囲	±0.5℃ -20℃から+70℃
	±1.0℃ -50℃から-20℃と70℃から150℃
	±2.0℃ 150℃から300℃
電源	単4×1本

保証規定	保証書																
<p>(1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。</p> <p>(2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。 ・誤使用、不当な修理・改造による故障。 ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。 ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。 ・接続している他の機器が原因による故障。 ・車両・船舶等での使用による故障。 ・消耗部品、付属部品の交換。 ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。</p> <p>(3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。</p> <p>(4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。</p>	<p>本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。</p> <table border="1"> <tr> <td>品名</td> <td>デジタルサーモメーター</td> </tr> <tr> <td>型式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証期間</td> <td>お買い上げ日より1年間</td> </tr> <tr> <td>お買い上げ日</td> <td>年 月 日</td> </tr> <tr> <td>お名前</td> <td>様</td> </tr> <tr> <td>ご住所</td> <td>TEL.</td> </tr> <tr> <td>取り扱い店名</td> <td>担当者印</td> </tr> <tr> <td>住所</td> <td>TEL.</td> </tr> </table>	品名	デジタルサーモメーター	型式		保証期間	お買い上げ日より1年間	お買い上げ日	年 月 日	お名前	様	ご住所	TEL.	取り扱い店名	担当者印	住所	TEL.
品名	デジタルサーモメーター																
型式																	
保証期間	お買い上げ日より1年間																
お買い上げ日	年 月 日																
お名前	様																
ご住所	TEL.																
取り扱い店名	担当者印																
住所	TEL.																

商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター
 受付時間：午前9時～午後5時30分まで
 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

☎ 0120-700-875 (フリーダイヤル)
 FAX 0120-700-763 (フリーダイヤル)
 お問い合わせ専用URL > <http://help.as-1.co.jp/q>

アズワン株式会社