

取扱説明書

0-9958-01

アソートメントカート CBK-140

0-9959-01

アソートメントカート CBK-140C カーテン仕様

お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。

本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

 **アズワン株式会社**

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

 危険	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。	 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となる場合があります。
 警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となる場合があります。	 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		特定しない一般的な使用者の行為

<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

 警告	
	・取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となる場合があります。 ・60℃以上の高温物体（乾燥機等）に近接しないところでご使用下さい。
 注意	
	・水平で安定したところ。 ・湿気の少ないところ及び水滴のかからないところ。 ・直射日光のあたらないところ。

※本品を屋外で使用することは避けてください。


<使用上の安全に関する注意>

⚠ 警告	
	・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	・指定されたボックス以外は使用しないでください。 ・ボックスが確実に取付けられている事を確認してご使用ください。 ・ボックス内に物を積んだ状態では、十分に注意し、急な操作はしないでください。誤ってボックス内の物が落下・転倒する恐れがあります。
⚠ 注意	
	・本製品の上にのらないでください。転倒して、ケガをする恐れがあります。
	・本製品は構造上、部品が鋭利になっている場合がありますので、ケガなどには充分注意して操作をおこなってください。


<使用方法>

1. 指定されたアソートボックスを使用してください。
2. アソートボックスを乗せた状態で、安全の為にアソートボックスが不安定になっていないか確認してください。
3. アソートボックスが不安定で無いことを確認出来ましたら、カートを運搬してください。
4. ボックス内に物を積んだ状態では、十分注意し、急な操作はしないでください。誤ってアソートボックスや収納物が落下する恐れがあります。

<外観及び各部の名称>

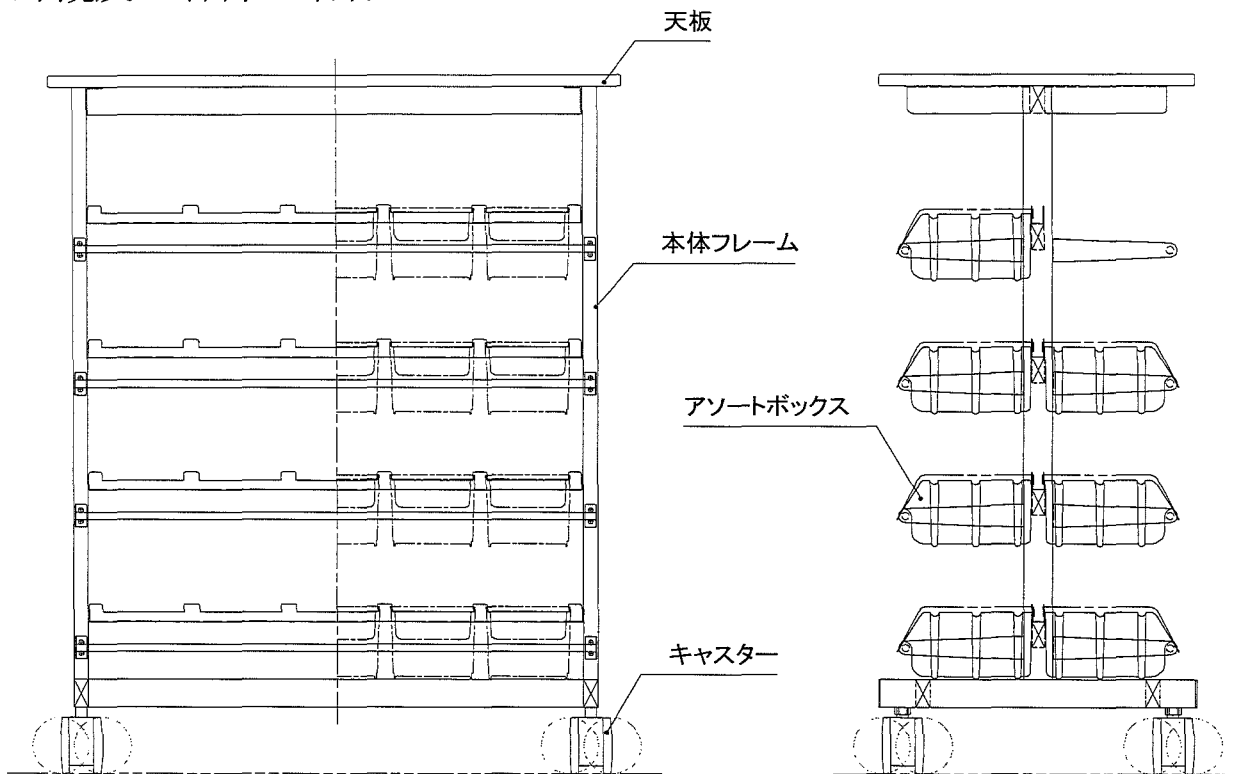

アソートメントカート
CBK-140

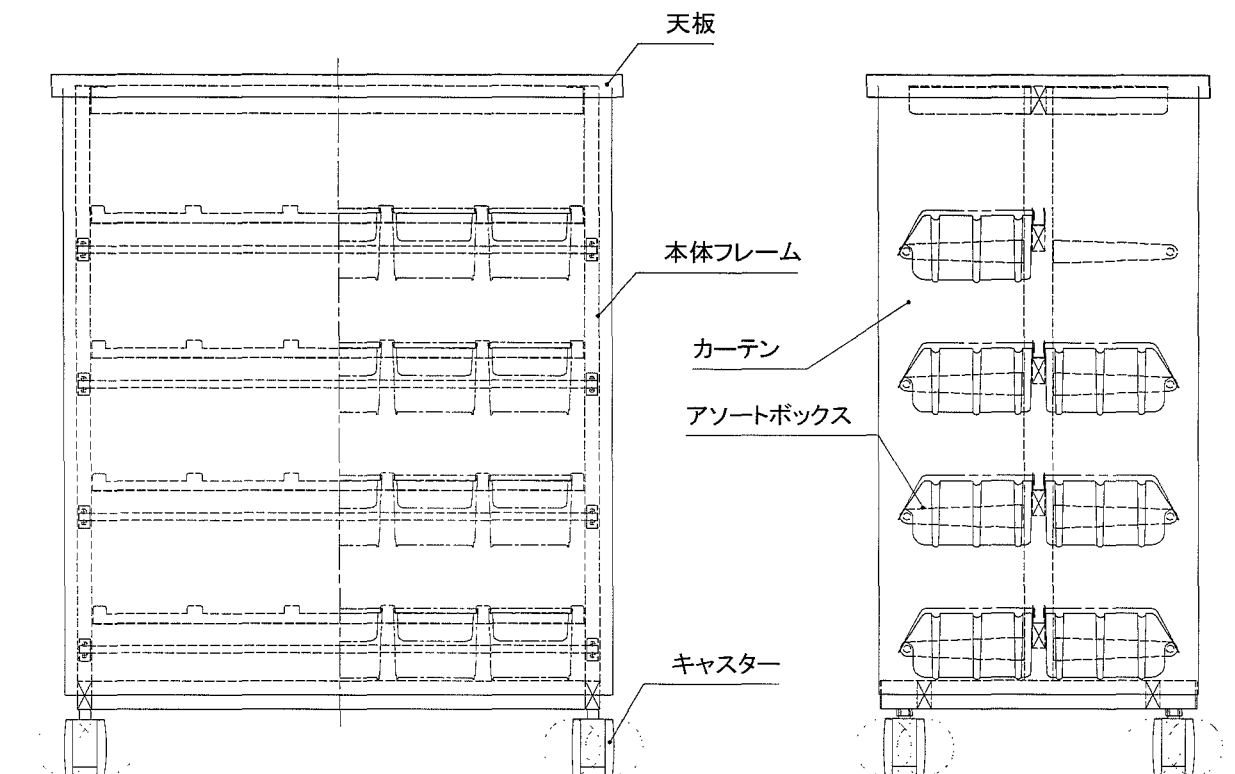

アソートメントカート
CBK-140C カーテン仕様

<お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

⚠ 注意	
	・ クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

<仕様>

	アソートメントカート CBK-140	アソートメントカート CBK-140C カーテン仕様
外寸 (mm)	W1000×D550×H1243	W1000×D600×H1243
材質	本体フレーム：ステンレス SUS304 製 天板：メラミン化粧合板+エンビソフトエッジ アソートボックス：ポリプロピレン	本体フレーム：ステンレス SUS304 製 天板：鋼板+塗装仕上げ アソートボックス：ポリプロピレン カーテン：軟質塩ビ+ポリエステル糸
キャスター	ナイロン+ウレタン巻車輪 φ100 4輪ストッパー付	
付属品	アソートボックス：40 個	
本体重量	※約 25.5Kg	※約 26.5Kg

※アソートボックスを含まない重量

第2版 2006年05月作成



■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-711-875

FAX 0120-711-763

e-mail q@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません