


取扱説明書

Instruction Manual

フッ素樹脂製コック

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図と仕様

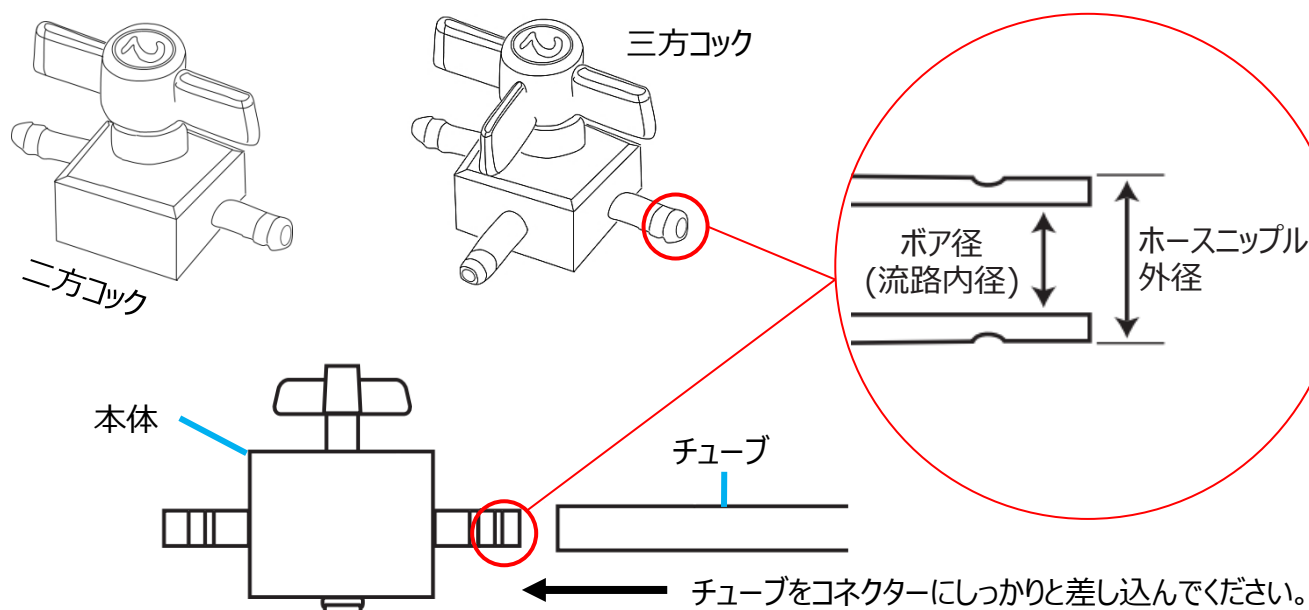


品番	型番	仕様	ホースニップル外径×ボア径	適合チューブ内径
5-5369-11	016.702.5.2	二方	4.5 × φ 2 mm	φ 4 mm
5-5369-12	016.702.2		6 × φ 2 mm	φ 5 mm
5-5369-13	016.703.2		8 × φ 3 mm	φ 7 mm
5-5369-14	016.802.5.2		10 × φ 4 mm	φ 9 mm
5-5368-11	016.1202.6.2	三方	4.5 × φ 2 mm	φ 4 mm
5-5368-12	016.802.2		6 × φ 2 mm	φ 5 mm
5-5368-13	016.803.2		8 × φ 3 mm	φ 7 mm
5-5368-14	016.804.2		10 × φ 4 mm	φ 9 mm

材質	本体／PTFE、ハンドル／PP
耐圧	約 100.0 kPa (≒ 1 Kg/cm ²)
連続使用温度	最高 約 100 ℃
オートクレーブ	最大 135 ℃ 可能
コック内部タイプ	二方／ストレート、三方／Tポート
製品外寸法	二方／幅 59 × 奥行 23 × 全高 49 mm 三方／幅 59 × 奥行 43 × 全高 49 mm

三方コックの向きと流れ方向

三方コック（ハンドル）の向きと、流体の流れ方向は以下の通りです。

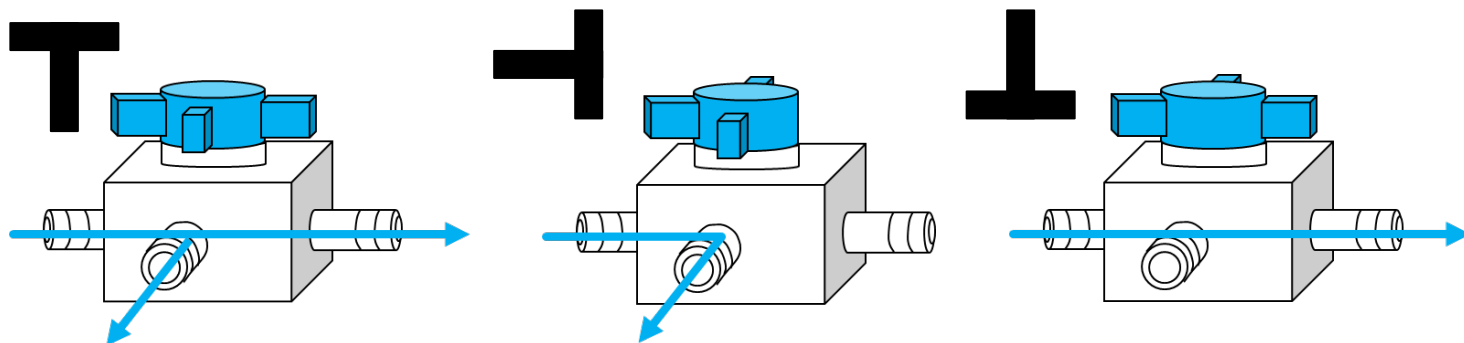

注意事項

- 急激な温度変化(※おおよそ25℃以上)はお避けください。樹脂の変形により漏れが生じる可能性があります。
- チューブをコネクターに差し込んだ状態で無理に曲げないでください。根本から折れる可能性があります。
- 使用する液体との耐薬品性をご確認ください。

Made in United Kingdom

商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>



アズワン株式会社

受付時間：午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません

第2版 2019年 7月 作成