

取扱説明書

Instruction Manual

ビーカーホルダー

BUS-345

お買い上げ誠にありがとうございます。

取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

使用上のご注意

<取扱注意事項>


誤った取扱いをすると商品の破損やけがをする可能性がありますので下記注意事項を必ず守ってお使いください。

- ・本来の目的以外のご使用はしないでください。
- ・商品を分解、改造はしないでください。
- ・本製品は、一部の酸類（発煙硝酸、発煙硫酸等）有機溶剤（アセトン、キシレン、クロロホルム、一部のアルコール類）に侵されますから、これらの薬品を接触させないでください。
- ・扱いは丁寧に、物にぶつけないようにしてください。
- ・本商品は超音波洗浄器以外には使用しないで下さい。

製品各部の名称と操作方法


本商品には一緒にご使用になる超音波洗浄器の機種により裏、表があります。アズワンマークの位置を参考にご使用下さい。

- ① ASU-10、20シリーズ
US-3、4、5シリーズ

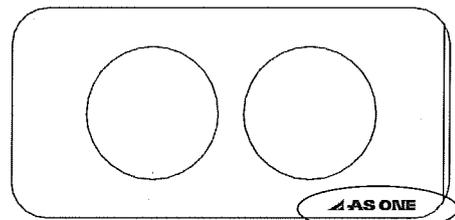

右手前側

- ② ASU-6シリーズ

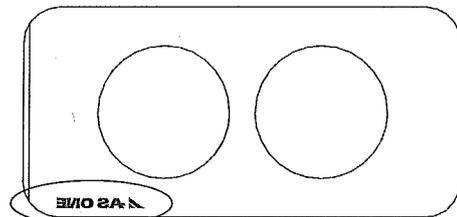

左手前側（※マークは裏面にきます）

お手入れについて

- ・清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。
- ・取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

<仕様>

- ・材質：ホルダー本体：塩化ビニール(透明)
 リング：シリコンゴム
 (内径φ79.4×線径φ3.1)
- ・サイズ(mm)：W308×H147 t：5

2011年4月初版作成

⚠ 注意



- ・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

アズワン株式会社

商品に関するお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル > 0120-700-875
> FAX 0120-700-763

問合せ専用URL > <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません