

# 取扱説明書

Instruction Manual


## バイブレーション(ペンシルタイプ) AVRP-1

取 460501

### お買い上げありがとうございます。


この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使い下さい。  
『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになれる方がいつでも見られるところに大切に保管して下さい。

#### 製品概要

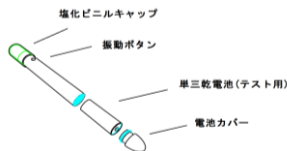


#### ご使用方法

1. 単三乾電池が挿入された状態ですので、-極側の絶縁シールを取り外し、電池カバーをしめてください。

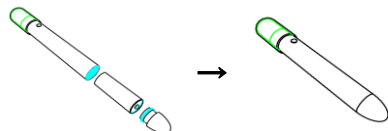

2. バイブレーション上部ボタンを押すと振動します。  
使用例: 試験管に当てて使用します。

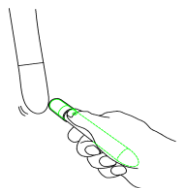

#### 電池の交換方法 (初回の注意事項)

- ・ご購入時に電池は内部に付属していますので絶縁シールを取り外してご使用下さい。
- ・また付属の電池はテスト用ですので電池寿命が短い場合がございます。  
必ず新しい電池をご購入の上、ご使用ください。

- ①-極側に付いている絶縁シールを取り外して本体の駆動を確認してください。
- ②改めてテスト用の単三乾電池を抜いてください。
- ③電極を確認(手前が+極側、奥が-極側)して、セットしてください。
- ④電池カバーは最後まで閉めてください。

#### 仕様

品番	AVRP-1
付属品	単三乾電池 1本(テスト用)
材質	持ち手: アルミニウム キャップ: 塩化ビニール
形状	持ち手部: φ18
全長	140mm
質量	0.1kg
原産国	日本


#### 特長

- ・使いやすいペンシルタイプふり機です。
- ・試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡単に振らします。
- ・先端には塩化ビニルキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外してご使用ください)。
- ・手元のボタンで必要な時だけ振動させることができ、作業効率を高めます。
- ・乾電池仕様で使用場所を選びません。
- ※本機は補助具です。ご使用ふりいのメッシュ幅、内容量、粘度等により対応できない場合がございます。

#### ご使用上の注意

- ・本機は乾電池・モーターを用いた電気機器です。通常の室内環境を想定しており、高湿度・高温環境などでの使用、保管は避けください。
- ・防水構造ではありませんので、水がかかるような場所での使用は避けてください。
- ・本機を分解すると故障の原因となりますので、絶対に分解しないでください。  
また寿命となった電池は本機に悪影響を与えますので速やかに取り外しや交換を行ってください。
- ・汚れた乾いた柔らかい布または中性洗剤を浸して固く絞った布で拭いて下さい。  
シンナー、ベンジン等の揮発油やアルコール類では絶対に拭かないでください。
- ・新しい電池に交換しても振動がしない場合、内蔵モーターのブラシが摩耗により寿命となっている可能性があります。ブラシモーターは消耗品となり、保証期間であっても有償修理となります。

※ブラシモーターの想定寿命: 約200時間  
(モーター単体での無負荷時参考値であり、保証値ではありません)

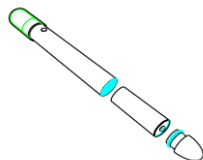

## 製品保証について

### 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	バイブレーション(ペンシルタイプ)
型式	AVRP-1
機番	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL:
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL:

アズワン株式会社

アズワン株式会社

#### ■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

#### ■修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問い合わせ専用E-mail [repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

受付時間: 午前9時~12時、午後1時~5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

#### 〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
  - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・接続している他の機器が原因による故障。
  - ・車両・船舶等での使用による故障。
  - ・消耗部品、付属部品の交換。
  - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。