

取扱説明書

耐震ステンレス薬品庫

SS-945HL	(3-4462-11)
SS-1845HL	(3-4462-12)
WN-990HL	(3-4462-13)
SN-1845HL	(3-4462-14)
WG-945HL	(3-4462-15)
WG-990HL	(3-4462-16)
WH-990HL	(3-4462-17)

アズワン株式会社

この度は当社製品のステンレス薬品庫シリーズをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。より安全に、また良好な状態でご使用いただくために、この取扱説明書をご精読頂き正しくお使いください。なお、機構及び仕様等は予告なく変更することがあります。その際には、本書の内容と一部異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

- ・ 取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。
- ・ お使いになっている製品を譲渡されたり、貸与されるときには、新しく所有者となられる方が、安全な正しい使い方をされるために、この取扱説明書を製品本体の目立つところに添付して下さい。

○商品特徴

- ・ 安心の耐震設計です。
- ・ 収納力抜群で、耐薬性・耐久性に優れたステンレス薬品庫です。
- ・ 片方の引出しを引くともう一方が自動的にロックする前傾転倒防止設計の連動ストッパー機構を採用しました。
(SS-945HL, SS-1845HL, WG-945HL, WG-990HL)
- ・ ボトルプロテクターの使用により試薬瓶を一本ずつ固定し、地震の際の破損を防ぎます。
- ・ スライド収納部分はそれぞれにロック装置がつき、引出しなどが地震で自然に開くことを防止しています。
- ・ 付属の金具で連結および壁面へ固定する事ができます。

○ 安全にお使いいただくために

 屋内使用	① この薬品庫は屋内での使用を前提に設計されております。 屋外でのご使用は避けて下さい。
 床固定	② 地震などで薬品庫が倒れる場合があります。 必ずアンカーボルトなどで床への固定を行って下さい。 アンカーボルトは床材質に合ったものをお選び下さい。 研究室の床は防水加工されている場合がありますので、床固定に 関しては必ず工務部や施設管理部などにご相談下さい。
 設置注意	③ 設置する際や上下連結などで持ち上げなければならないときは必ず二人以上で 作業を行って下さい。また周囲の状況にも十分に注意をして下さい。 積み重ねの可能な最大段数は2段までです。最大段数以上の積み重ねは重心 が高くなり非常に不安定な状態になりますので、絶対にしないで下さい。
 改造禁止	④ この薬品庫は剛性を重視して製作されております。 強度を損なうような改造は行わないで下さい。
 常温使用	⑤ 極度に高温や高湿度、また低温になる場所では使用しないで下さい。 冬期は室内が非常に乾燥する場合があります。 静電気の発生には十分ご注意下さい。
 要換気	⑥ 薬品庫内に微量のガスが溜まる場合があります。 定期的に扉を開けて換気を行って下さい。 薬品瓶の不備等によりガスの発生や液漏れ等が起こった場合には、ガスが庫外に 漏れ出す可能性があります。薬品瓶は漏れがないか十分に確認して下さい。

○ メンテナンスについて

末永くお使いいただくために下記の項目をお守り下さい。

- 本器には主材料としてステンレス（SUS304）を使用しておりますが、薬品によってはさび等が発生する恐れがあります。薬品を保管する際にはしっかり蓋を締めて、液だれの無いことを確認して下さい。庫内に液だれが付着した際には速やかにふき取って下さい。
- 薬品庫の製品ナンバーはベースの右側奥に貼り付けられております。
製品に関するお問い合わせは製品ナンバーもあわせてご連絡下さい。
- 薬品庫には保管者、管理責任者を決め、鍵の有無、使用状態、薬品の使用量などの履歴を取られることをおすすめいたします。

製品ナンバー控え（購入時に書き込んで下さい。）



鍵を紛失された場合には

購入年月日、左記製品ナンバーをお控えの上
お買いあげの販売代理店、もしくは当社営業
所までご連絡下さい。


○仕様

型番	SS-945HL	SS-1845HL
コード	3-4462-11	3-4462-12
サイズ(mm)	450×700×900	450×700×1800
本体重量(kg)	約50	約90
本体材質	ステンレス(SUS304)	ステンレス(SUS304)
トレー 外寸法	トレー PP-80 (193×563×82mm) ボトルプロテクター:B-500, 500ml用/φ83×12穴	
トレー段数	3段×2列	上段:2段×2列 下段:4段×2列
500ml試薬瓶 収納数(本)	72	144
付属品	トレー(PP-80) 6個 ボトルプロテクター (B-500)×6個 固定金具・連結金具一式	トレー(PP-80) 12個 ボトルプロテクター (B-500)×12個 固定金具・連結金具一式

型番	WN-990HL	SN-1845HL
コード	3-4462-13	3-4462-14
サイズ(mm)	900×700×900	450×700×1800
本体重量(kg)	約70	約85
本体材質	ステンレス(SUS304)	ステンレス(SUS304)
トレー 外寸法	トレー PP-125 (390×600×125mm) ボトルプロテクター:B-500, 500ml用/φ83×12穴	
トレー段数	4段×2列	上段:2段 下段:3段
500ml試薬瓶 収納数(本)	192	120 (最大168)
付属品	トレー(PP-125) 8個 ボトルプロテクター (B-500)×16個 固定金具・連結金具一式	トレー(PP-125) 5個 ボトルプロテクター (B-500)×10個 固定金具・連結金具一式

型番	WG-945HL	WG-990HL	WH-990HL
コード	3-4462-15	3-4462-16	3-4462-17
サイズ(mm)	450×700×900	900×700×900	900×700×900
本体重量(kg)	約45	約75	約70
本体材質	ステンレス(SUS304)	ステンレス(SUS304)	ステンレス(SUS304)
段数	2	2	3
試薬瓶	ガロン瓶	ガロン瓶	-
収納本数(本)	12	24	-
引き出し 耐荷重(kg)	30	55	-
付属品	仕切り板 縦2枚・横4枚 固定金具・連結金具一式	仕切り板 縦6枚・横4枚 固定金具・連結金具一式	棚板2枚 固定金具・連結金具一式

○ 設置に関する注意事項

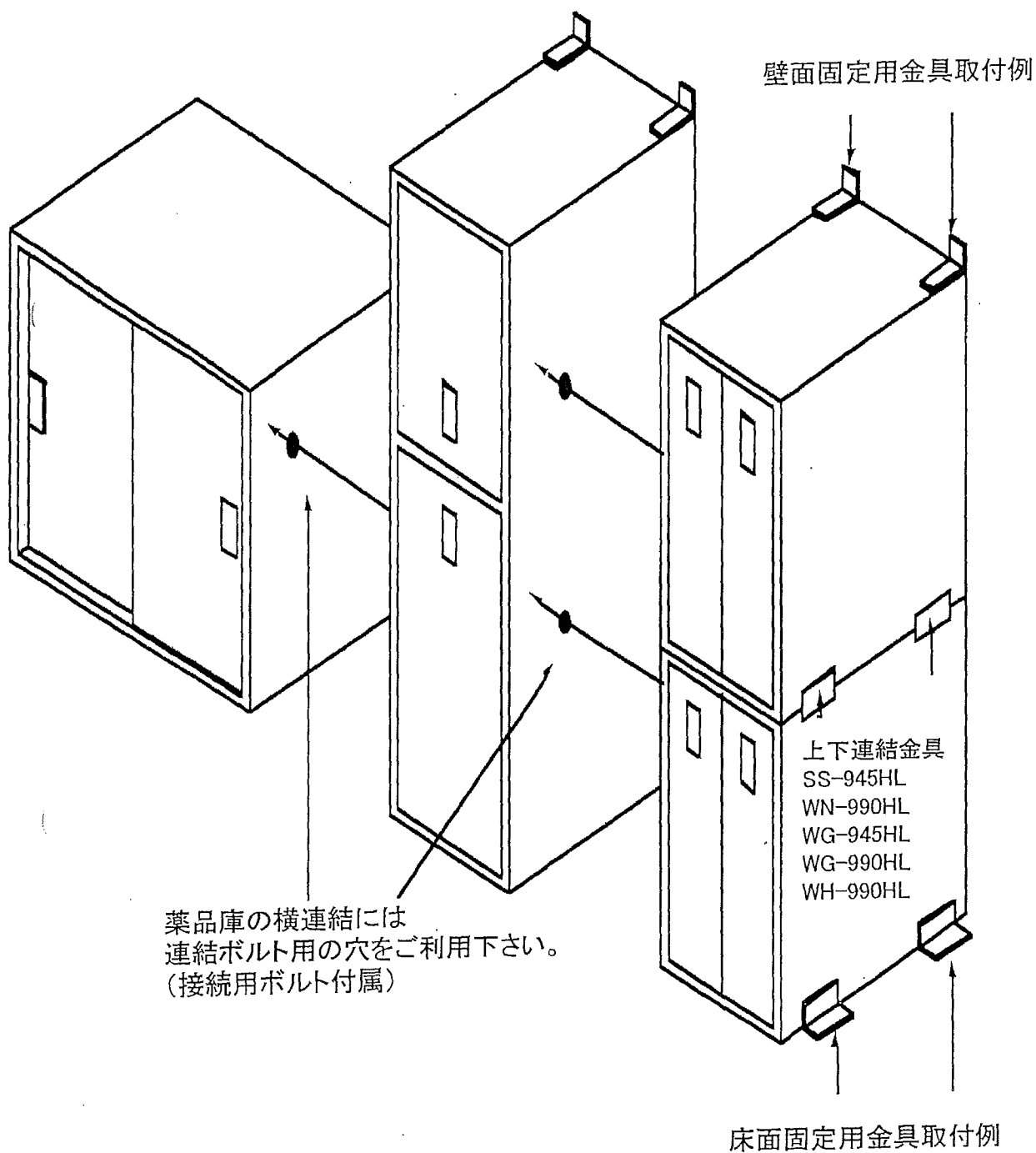



■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

受付時間：午前9:00 ～ 午後5:30

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2005年 9月 初版作成