

取扱説明書


Instruction Manual

耐震ステンレス薬品庫

型番 : SS-945S4
 SS-1845S4
 WN-990S4
 SN-1845S4
 WG-945S4
 WG-990S4
 WH-990S4

目 次

安全上のご注意	2
製品設置時および使用時の注意事項	3
製品概要	4
固定と連結について	6
製品保証について	7

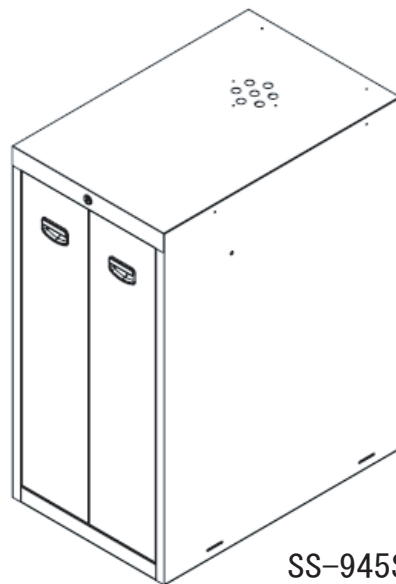

SS-945S4

お買い上げありがとうございます。





この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
 本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読み
 になって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ
 に大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用
 者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ
 ところに添付して下さい。




安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上、特に注意すべき事項についての情報をその重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って安全にご使用願います。

表示とその意味

 危険	誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる事が想定される場合。
 警告	誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が生じる事が想定される場合。
 注意	誤った取り扱いをすると、傷害を負う危険および物的損害のみが生じる事が想定される場合。
 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項

安全確保の図記号

	△記号は注意（危険・警告を含む）を示します。具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“感電注意”を示します。
	○記号は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、○の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“分解禁止”を示します。
	●記号は強制（必ず守ること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“差込プラグを抜くこと”を示します。

製品設置時および使用時の注意事項

安全にお使いいただくために下記事項を必ずお守り下さい。



警告



禁止事項

- 極度に高温や高湿度、また低温になる場所では使用しないでください。冬季は室内が非常に乾燥する場合があります。静電気の発生には十分ご注意ください。
- この耐震ステンレス薬品庫は剛性を重視して製作されております。強度を損なうような改造は行わないでください。
- この薬品庫は屋内での使用を前提に設計されております。屋外での使用は避けてください。



強制事項

- この薬品庫は主材質でSUS430を使用しておりますが、一部(レール、ビス等)にスチール製の部品を用いています。薬品を保管される前にその薬品の性質をご確認いただき、本体を腐食する恐れのある薬品の保管はしないでください。



注意



禁止事項

- 設置する際は、必ず二人以上で作業を行ってください。また、周囲の状況にも十分に注意をしてください。
- 地震等で耐震ステンレス薬品庫が倒れる場合があります。必ずアンカーボルト等で床への固定を行ってください。アンカーボルトは床材質に合ったものをお選びください。また、研究室の床は防水加工されている場合がありますので、床固定に関しては必ず工務部や施設管理部等にご相談ください。



強制事項

- 耐震ステンレス薬品庫内に微量のガスが溜まる場合があります。天部換気孔を塞がないでください。薬品瓶の不備等によりガスの発生や液漏れが起こった場合にはガスが庫外に漏れ出す可能性があります。薬品瓶は漏れがないか十分に確認してください。

お手入れについて


- 主材料としてステンレス(SUS430)を使用しておりますが、薬品によってはさび等が発生する恐れがあります。薬品を保管する際にはしっかり蓋を締めて、液ダレの無いことを確認してください。また、本体に液ダレが付着した場合には速やかにふき取ってください。
- 耐震ステンレス薬品庫の製品ナンバーはベースの右側奥に貼り付けております。製品に関するお問い合わせは製品ナンバーもあわせてご連絡ください。
- 耐震ステンレス薬品庫には保管者、管理責任者を決め、鍵の有無、使用状態、薬品の使用量などの履歴を取られることをお勧めします。

製品概要


■製品特徴

- 安心の耐震設計です。
- 収納力抜群で、耐薬性・耐久性に優れたステンレス薬品庫です。
- 片方の引出しを引くともう一方が自動的にロックする前傾転倒防止設計の連動ストッパー機構を採用しました。SS-945S4、SS-1845S4、WG-945S4、WG-990S4)
- ボトルプロテクターの使用により試薬瓶を一本ずつ固定し、地震の際の破損を防ぎます。
- スライド収納部分はそれぞれにロック装置がつき、引出しなどが地震で自然に開くことを防止しています。
- 付属の金具で連結および壁面へ固定する事ができます。
- 天部及び底部に換気孔を設け庫内にガスが溜まることを防止しています。
- また天部換気孔へ「薬品庫用排気ダクト（コードNo.：1-7612-01）」（オプション部品）を取り付けることで排気ダクトとの接続も可能です。


■製品全体図および各部名称

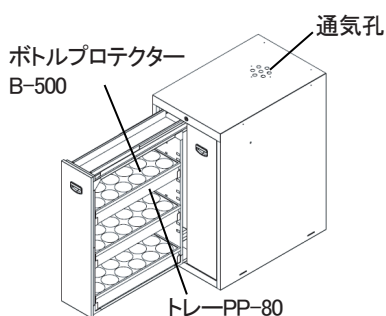

各部名称(例: SS-945S4)

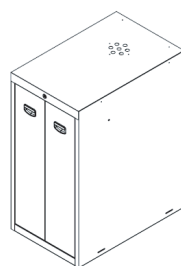

SS-945S4

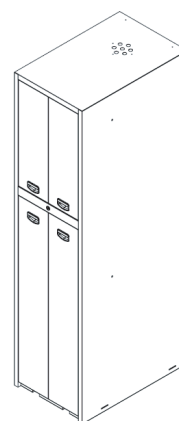

SS-1845S4

品番	3-4462-21	3-4462-22
型番	SS-945S4	SS-1845S4
サイズ(mm)	450 × 700 × 900	450 × 700 × 1800
本体重量(kg)	約50	約90
本体材質	ステンレス(SUS430)	
レール材質	スチール	
トレイ外寸法	トレイ: PP-80(193 × 563 × 82mm) ボトルプロテクター: B-500、500ml / φ83 × 12穴	
トレイ段数	3段 × 2列	上段: 2段 × 2列 / 下段: 4段 × 2列
500ml試薬瓶収納数(本)	72	144
付属品	トレイ(PP-80) × 6個 ボトルプロテクター (B-500) × 6個 固定金具・連結金具一式	トレイ(PP-80) × 12個 ボトルプロテクター (B-500) × 12個 固定金具・連結金具一式


※1. 収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠 500ml : φ76 × 190mm

※2. アンカーボルトは付属しておりません。床材質にあったものを別途ご用意ください。

品番	3-4462-23	3-4462-24
型番	WN-990S4	SN-1845S4
サイズ(mm)	900×700×900	450×700×1800
本体重量(kg)	約70	約85
本体材質	ステンレス(SUS430)	
レール材質	スチール	
トレイ外寸法	トレイ: PP-125(390×600×125mm) ボトルプロテクター: B-500、500ml／φ83×12穴	
トレイ段数	4段×2列	上段:2段／下段:3段
500ml試薬瓶収納数(本)	192	120(最大168)
付属品	トレイ(PP-125)×8個 ボトルプロテクター (B-500)×16個 固定金具・連結金具一式	トレイ(PP-125)×5個 ボトルプロテクター (B-500)×10個 固定金具・連結金具一式

※1. 収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠 500ml : φ76×190mm

※2. アンカーボルトは付属しておりません。床材質にあったものを別途ご用意ください。

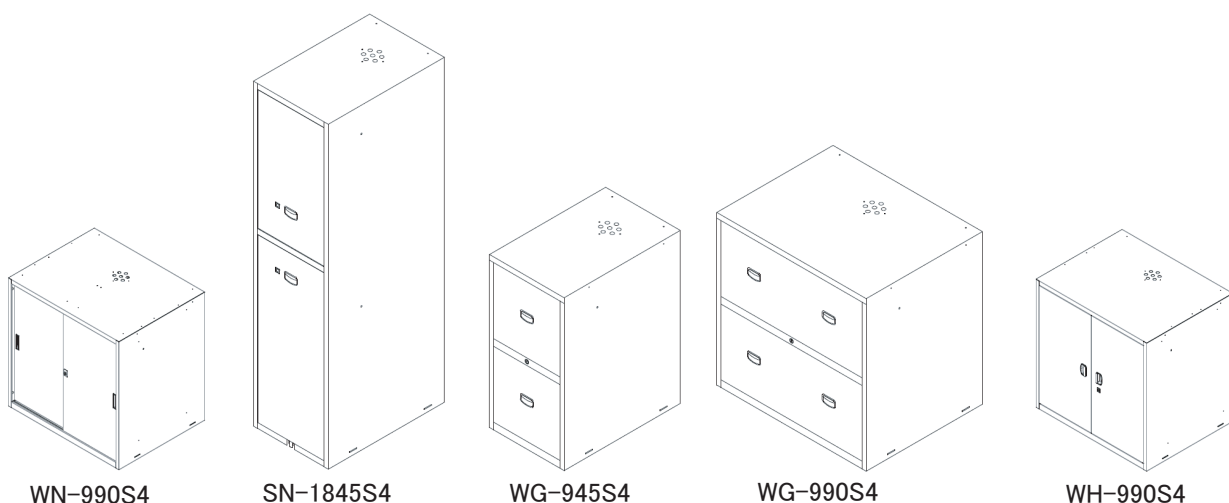


品番	3-4462-25	3-4462-26	3-4462-27
型番	WG-945S4	WG-990S4	WH-990S4
サイズ(mm)	450×700×900	900×700×900	900×700×900
本体重量(kg)	約45	約75	約70
本体材質	ステンレス(SUS430)		
レール材質	スチール		
段数	2	2	3
試薬瓶	ガロン瓶	ガロン瓶	—
収納本数(本)	12	24	—
引出耐荷重(kg)	30	55	—
付属品	仕切板 縦2枚・横4枚 固定金具・連結金具一式	仕切板 縦6枚・横4枚 固定金具・連結金具一式	棚板2枚 固定金具・連結金具一式

※1. アンカーボルトは付属しておりません。床材質にあったものを別途ご用意ください。



鍵を紛失された場合には、購入年月日、製品ナンバーをお控えの上お買い上げの販売代理店、もしくは当社営業所までご連絡ください。

固定と連結について

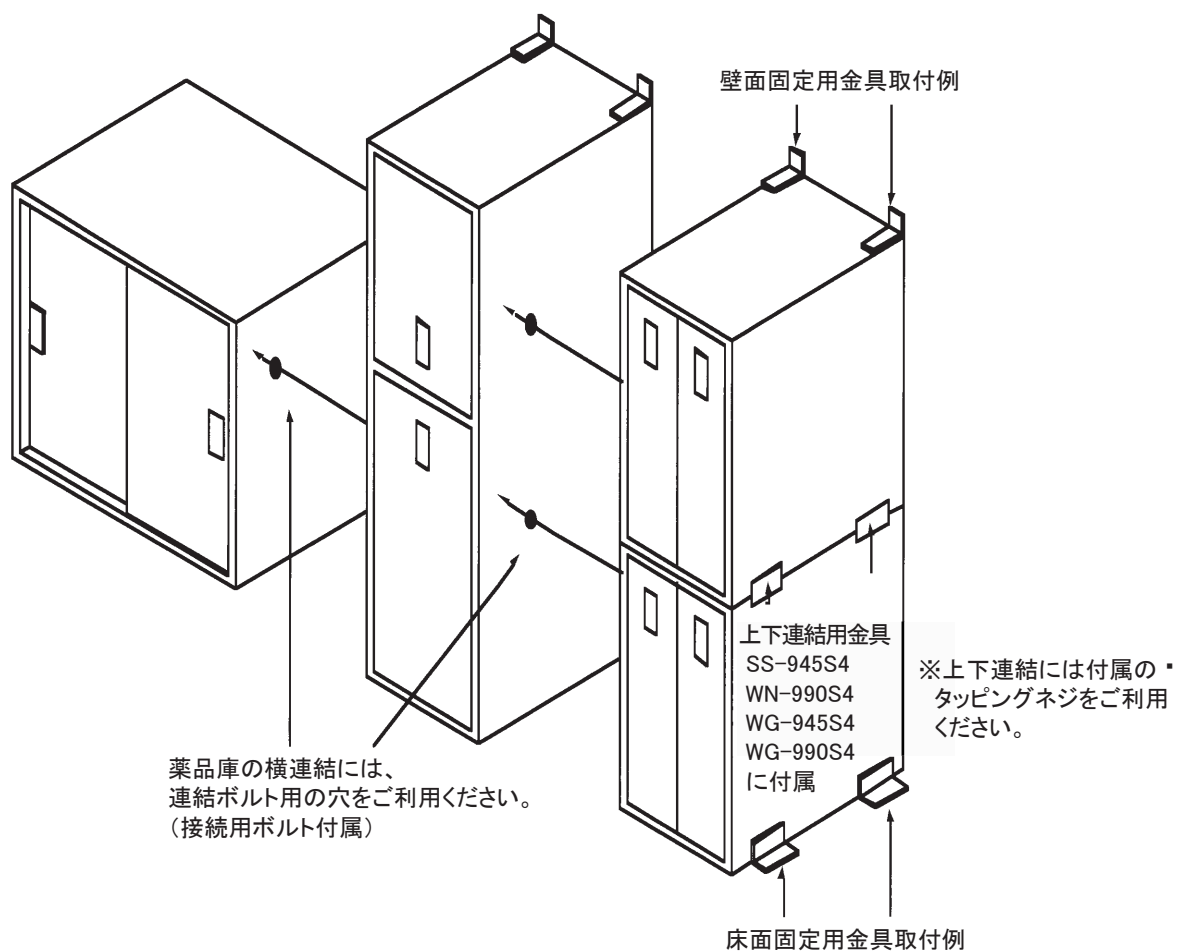

※アンカーボルトは付属しておりません。・
床材質にあったものを別途ご用意ください。

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	耐震ステンレス薬品庫		
型式	SS-945S4・SS-1845S4・WN-990S4・SN-1845S4・WG-945S4・WG-990S4・WH-990S4		
機番			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL：		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL：		

アズワン株式会社

〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・ 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
 - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
 - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
 - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2010年7月 初版作成