

## 取扱説明書

Instruction Manual

navis

## マルチホルダー

(マグネットタイプ)

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。  
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
また、お読みになった後はいつでも取り出せるところに大切に保管してください。

## 注意事項


## ＜使用上の注意＞

- 本製品は手袋やマスク、袖なしエプロンなどの入ったケースを壁面に収納するためのホルダーです。用途以外のご使用はおやめください。
- 本製品を取り付ける壁面に凹凸や段差、汚れがある場合、又は磁性の無い壁材の場合など、ご使用の環境によっては取り付けることができない場合があります。取り付け後は、落下しないかよくご確認のうえご使用ください。
- ワイヤーの特性上、若干の歪みは生じますが、ご使用上の問題はありません。
- 本製品は屋内仕様です。屋外で使用された場合や、水にぬれた場合、高温多湿な場所でご使用いただいた場合は劣化が進み、コーティングが剥がれたりサビが発生する可能性があります。
- 火気のある場所で使用したり、高温のものを直接当てたりしないでください。コーティングが変色したり、剥がれる可能性があります。
- 直射日光や冷暖房器具の風を直接当てないでください。歪んだり変色する可能性があります。
- 分解や改造をしないでください。破損したりケガの原因になる可能性があります。
- お気づきの点がある場合は、お買い上げいただいた販売代理店、もしくは弊社カスタマー相談センターまでご連絡ください。

## 仕 様

品番	型番	仕様	外寸 (mm)	内寸 (mm)	重量 (kg)
7-7770-01	HH-MM1	1段	285×110×150	270×90×130	0.2
7-7770-02	HH-MM2	2段	285×110×305		0.4
7-7770-03	HH-MM4	4段	285×110×610		0.6

材質/スチール (PEコーティング)

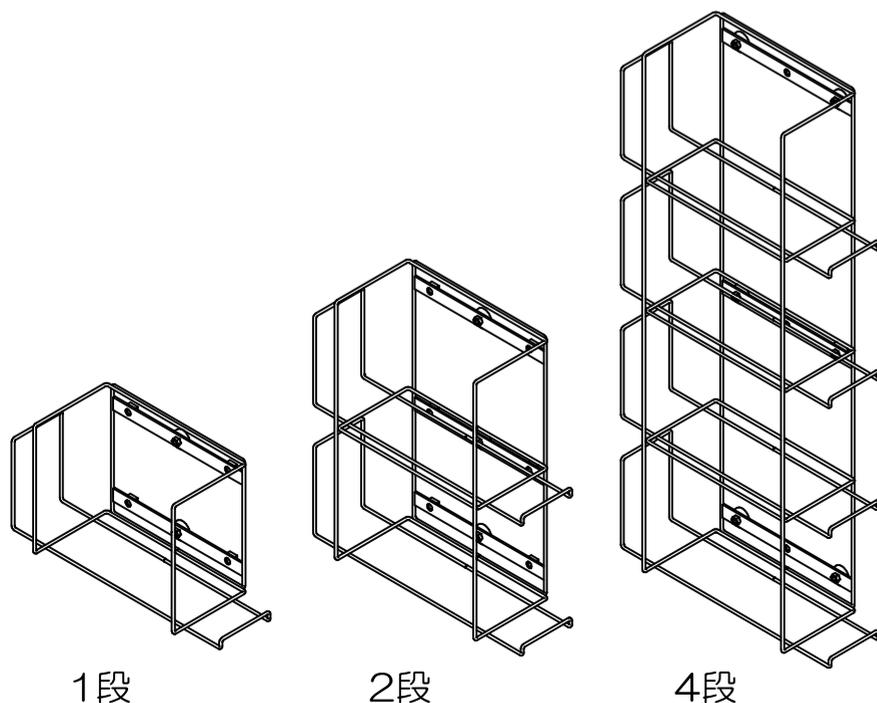

1段

2段

4段

商品についてのお問い合わせは

アズワン株式会社 カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません

MADE IN CHINA  
2019年9月 初版作成