

紫外線ランプ付ロッカー（白衣用）

取扱説明書

SAS-G

SAW-G

はじめに

◎殺菌線ロッカーのコンセントをAC-220Vに差し込みます。

◎扉が閉まっていることを確認し、タイマースイッチを任意の時間に設定（0～30分）して下さい。


メインスイッチをONにし、パイロットランプが点灯していれば通電されています。

※タイマーでカウント中に扉の開閉を行うと、タイマーがリセットされ最初から再カウントします。


※扉を開けるとリミットスイッチの働きで殺菌灯は消灯します。

※グロー球にも寿命がありますので殺菌灯を交換される際にはグロー球も一緒に交換していただくことをおすすめします。

タイマー設定

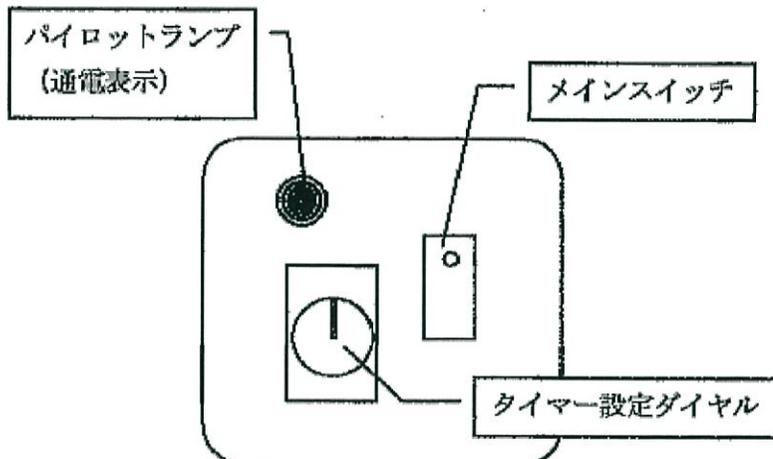

各部の名称と働き

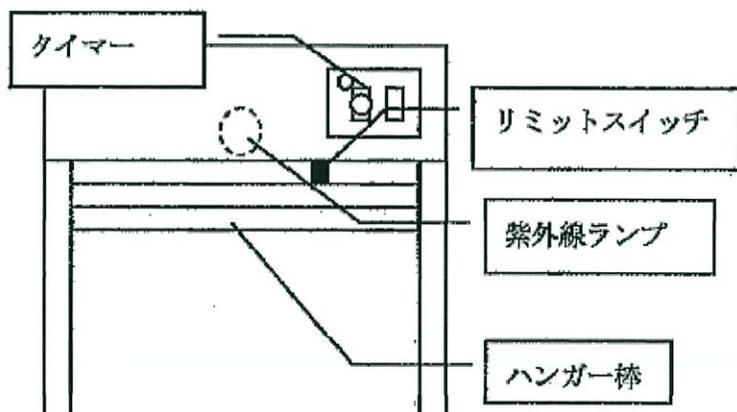

使用上の注意

殺菌ランプは絶対に直視しないで下さい。

- ・ゴム、プラスチック類の殺菌はさけて下さい。
退色、劣化の恐れがあります。
- ・濡れた白衣は入れないで下さい。
漏電する恐れがあります。
- ・運転中は扉を確実に閉めて下さい。
扉が開いているとリミットスイッチが働かず通電されません。

点 検

- ・殺菌灯の点検をする時は電源がON (パイロットランプが点灯している時) の状態で扉を開きリミットスイッチを押して点灯を確認して下さい。
- *点検の時は必ずメガネ (サングラス可) を着用して下さい。

仕様

定格電圧	AC-220V
消費電力	SAS-G/約38W
	SAW-G/約76W