

マイティスターラーコントローラーMS-1 型、MS-4 型

取扱説明書

この度は、マイティスターラーコントローラーMS-1 型、MS-4 型をご購入頂きまして誠にありがとうございました。

本品を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に保存し、ご活用ください。又、本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

本コントローラーは、マイティスターラーS-1 型を駆動する電源装置で、IC 回路の定電圧コントロールにより、電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度でマイティスターラーを回転させます。

<MS-1 型>

4 台のマイティスターラーS-1 型を連動して、同一速度で駆動することができるコントローラーです。

<MS-4 型>

4 台のマイティスターラーS-1 型を各々別の回転速度で駆動することができるコントローラーです。

<仕様>

	MS-1 型	MS-4 型
出力電圧	DC3. 3～14. 5V	DC3. 2～13. 5V
出力端子	φ2. 5 ミニジャック 4 個	
制御方式	IC 回路定電圧可変制御	
寸法	85 ^W ×145 ^D ×55 ^H	
電源	AC100V 50/60Hz 15W	

<ご注意>

- 電源は必ずAC100Vをご使用下さい。
- 攪拌スタート時は、攪拌調整ダイヤルを 1/2（中央まで）右に回し、回転子の回転を確認してから、ゆるやかにL または H 側に回して調整してください。
ブラシレスモーターの特徴として、低速回転するときは、最初中速度としてから、徐々にL 側に回してください。
- コントローラーMS-1、MS-4 は、腐食性ガスの環境での使用は避けてください。



■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875
FAX 0120-700-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません