

折りたたみステンレスハンディカートBH

このたびは、弊社製品をお求めいただき誠にありがとうございます。

本品を安全に良好な状態でお使いいただくために、取扱説明書をお読みになりご使用ください。

なお本書は読後も大切に保管し、製品を譲渡や貸与されるときには新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方を知るために取扱説明書を製品本体の目立つところに添付してください。

製品特徴



- ・ 天板に落下防止枠がついているので、落下の心配が軽減されます。
- ・ 本体の片側にハンドルがついているのでカートの移動に便利です。
- ・ 12cm幅まで小さく折りたたむことができるコンパクト設計です。
- ・ 直径75mmの大きなキャスターが4個ついているので、安定した移動を実現しました。また2個のキャスターにはストッパーがついているので、停止時にも安全です。



警告 誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う危険性が想定されます。

- ・ 本来の目的以外の用途で使用しないでください。破損や怪我をする恐れがあります。
- ・ 平滑なところで使用し、傾斜や不安定な場所でのご使用は絶対に避けてください。本体やキャスターなどの部品が破損したり、転倒の原因になります。
- ・ 天板や各段への無理な荷重および端への過度の荷重は、転倒や破損の原因になりますのでご注意ください。
- ・ エレベーター等の乗降の際は、キャスターが隙間に落ちないようにご注意ください。
- ・ 使用中に変形やネジの緩みなどによるガタツキ、異音がした場合には直ちに使用を中止し購入された販売店にご相談ください。そのまま使用されますと、本体やキャスターの破損により怪我をする恐れがあります。
- ・ 絶対に商品の分解・改造はしないでください。実施された場合は保証の対象外になります。



注意 誤った取扱いをすると、傷害を負う危険および物的損害の発生が想定されます。

- ・ 脚の開閉の際などに手や指をはさまないように十分ご注意ください。
- ・ 80℃以上の物を直接天板上に置かないでください。また火気の側や熱の当たる場所に置かないでください。
- ・ 室内使用を前提に作られていますので、屋外や水のかかる場所では使用しないでください。
- ・ 収納するときは倒れないように家具の隙間などに収納してください。

商品一覧表



①折りたたみ式ステンレス

カート本体 x 1台

※ 本体は折りたたんだ状態で
梱包箱に入っています。



②ストッパーキャス ター x 2個



③キャスター x 2個


・開梱後、まずは商品一覧表を確認のうえ全ての部品が
そろっているか確認してください。

組立方法

本品に汚れ・きずなどの初期不良のないことを確認してください。

右図を参考にキャスターをワゴンの脚部4カ所に強く押し込んで
下さい。


※ ストッパー付キャスターを対角線上に取り付けると
停止時に安定します。

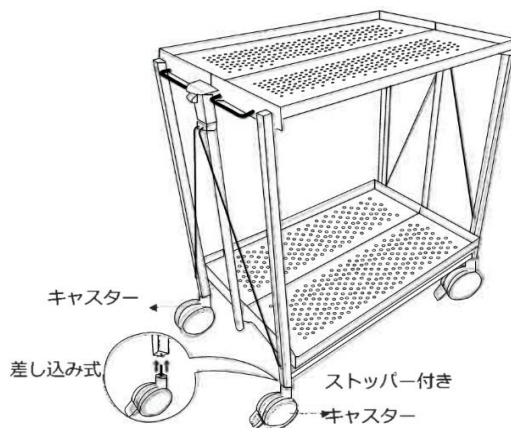


ご使用方法

- ・ 商品を開く場合は上部トレイの両端を持って外側に引き出すようにして開きます。
- ・ 折りたたむときは、本体両サイドについているハンドル（取っ手）下のボタンを押しながら、
全体を上を持ち上げます。

開く場合

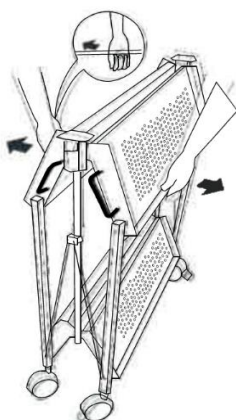

折りたたむ場合

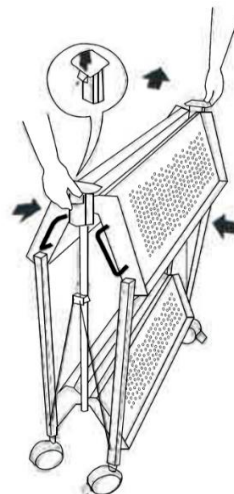

お手入れ方法

- ・ 本製品が汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れが落ちにくい場合は薄めた中性洗剤を使用し、
その後は硬く絞った布・乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に取り除いてください。
- ・ 保管する場合は高温・多湿の場所を避け、お選びください。
- ・ 水気を含んでいる場合、乾いた布でふき取ってから収納してください。

製品仕様

| | |
|-------|------------------------------------|
| 型番 | BH |
| サイズ | 収納時：690(W) x 120(D) x 930(H) mm |
| | 使用時：690(W) x 400(D) x 760(H) mm |
| 天板面積 | 600 x 400 mm x 2段(パンチングホール付き) |
| キャスター | 直径75 mm x 4個 (2個はストッパー付き) |
| 重量 | 約7.7 kg |
| 耐荷重 | 30 kg (上段15kg、下段15kg) |
| 材質 | 本体：ステンレススチール(SUS304) キャスター：ナイロン |
| 原産国 | 台湾 |

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

製品保証書

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

| | |
|--------|-------------------|
| 品名 | 折りたたみステンレスハンディカート |
| 品番 | 7-7991-01 |
| 型番 | BH |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| お客様 | 様 |
| ご住所 | TEL: |
| 取扱い店名 | 担当者印 |
| 住所 | TEL: |

〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
- ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

受付時間 午前9時～12時、
午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日は
ご利用できません。

Made in Taiwan

2019年8月 第1版 作成

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター
TEL 0120-711-875
FAX 0120-700-763

お問い合わせ
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

■修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口
TEL 0120-788-535
FAX 0120-788-763
repair@so.as-1.co.jp

お問い合わせ
専用 E-mail