

取扱説明書

3 -1503 -01 クリーンストッカーCS -BG

3 -1503 -02 クリーンストッカーCS -BGW

3 -1504 -01 クリーンストッカーCS -S

3 -1504 -02 クリーンストッカーCS -W

お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。

本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

 **アズワン株式会社**

安全上のご注意

この取扱説明書では本品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

 警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		特定しない一般的な使用者の行為
	分解及び改造により感電などの傷害が起る可能性がある場合の禁止		機器の特定の場所に触れると傷害が起る可能性がある場合の禁止
	感電の危険性の注意		

< 設置上の安全に関する注意 >

本品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

 警告	
	・ 60 以上の高温物体（乾燥機等）に近接しないところでご使用下さい。本体が変形する恐れがあります。
 注意	
	・ 水平で安定したところでご使用下さい。本製品が転倒したり、収納物が、転倒、落下する恐れがあります。 ・ 直射日光のあたらないところでご使用下さい。側板、扉板が変色、変形、劣化する恐れがあります。
 お願い	
	・ 設置の際は必ずキャスターのストッパーをかけてください。（CS-S/W タイプ）


この製品を、屋外で使用することは避けてください。

< 使用上の安全に関する注意 >


⚠ 警告	
	・本品の上に乗ったり、棚板に足をかけたりしないで下さい。転倒したり、破損したりして、ケガをする恐れがあります。
	・本品の大部分は樹脂製です。本品を乱暴に扱うと、破損してケガをする恐れがありますから、丁寧に扱ってください。 ・扉の開閉はゆっくり行ってください。乱暴に扱うと破損してケガをする恐れがあります。
	・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	・濡れた手でスイッチ操作や電源コードの抜き差しを行わないでください。感電の恐れがあります。 ・電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
	・ピュアスペースを運転中、ユニット天面部のプレフィルターカバーを外さないでください。ファンの回転に指などを巻き込まれ、ケガをする恐れがあります。ユニット天面部のプレフィルターカバーを外す時は、運転スイッチをOFFにしてファンが完全に停止してからおこなってください。
⚠ 注意	
	・収納物を入れたまま、本製品を移動させないで下さい。振動により、収納物が転倒や落下したり、棚板が落下する恐れがあります。
	・棚受レールはしっかりと取り付けてください。取付が不完全ですと、棚受が外れたり、棚板が落下する恐れがあります。
	・長期間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。又、電源プラグを抜く時は、プラグ部分を持って抜いてください。
⚠ お願い	
	・ピュアスペースの吸い込み口を塞がないでください。

< 各部の名称 >

CS-BG

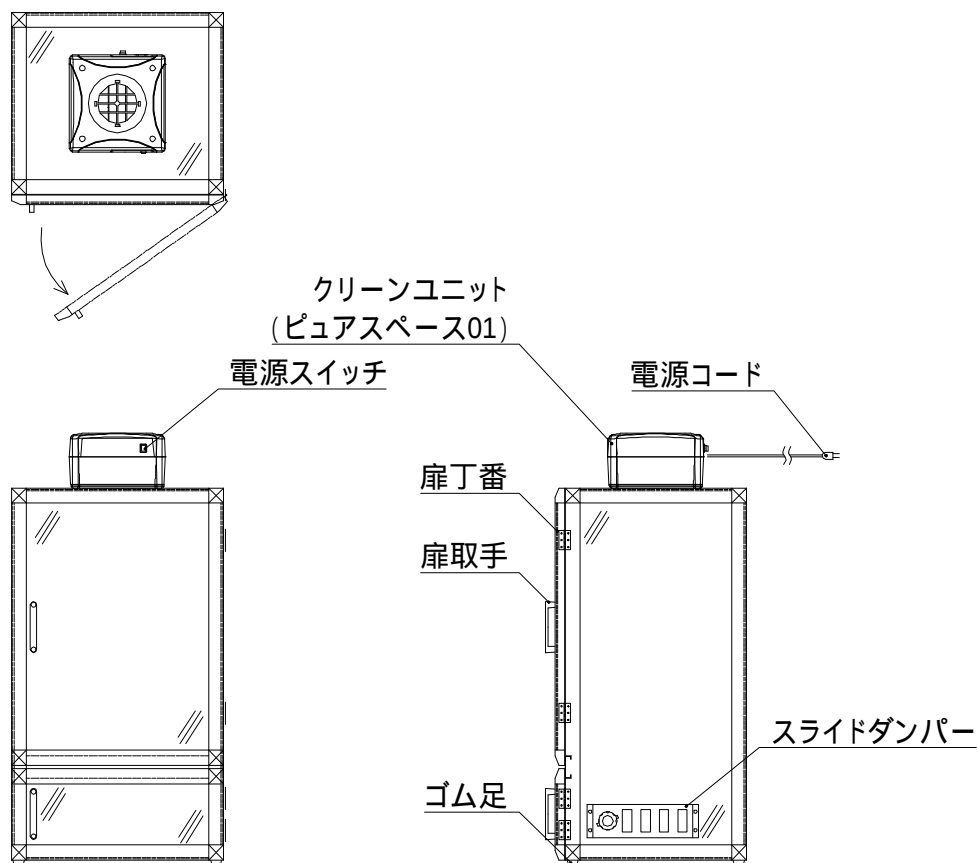


CS-BGW

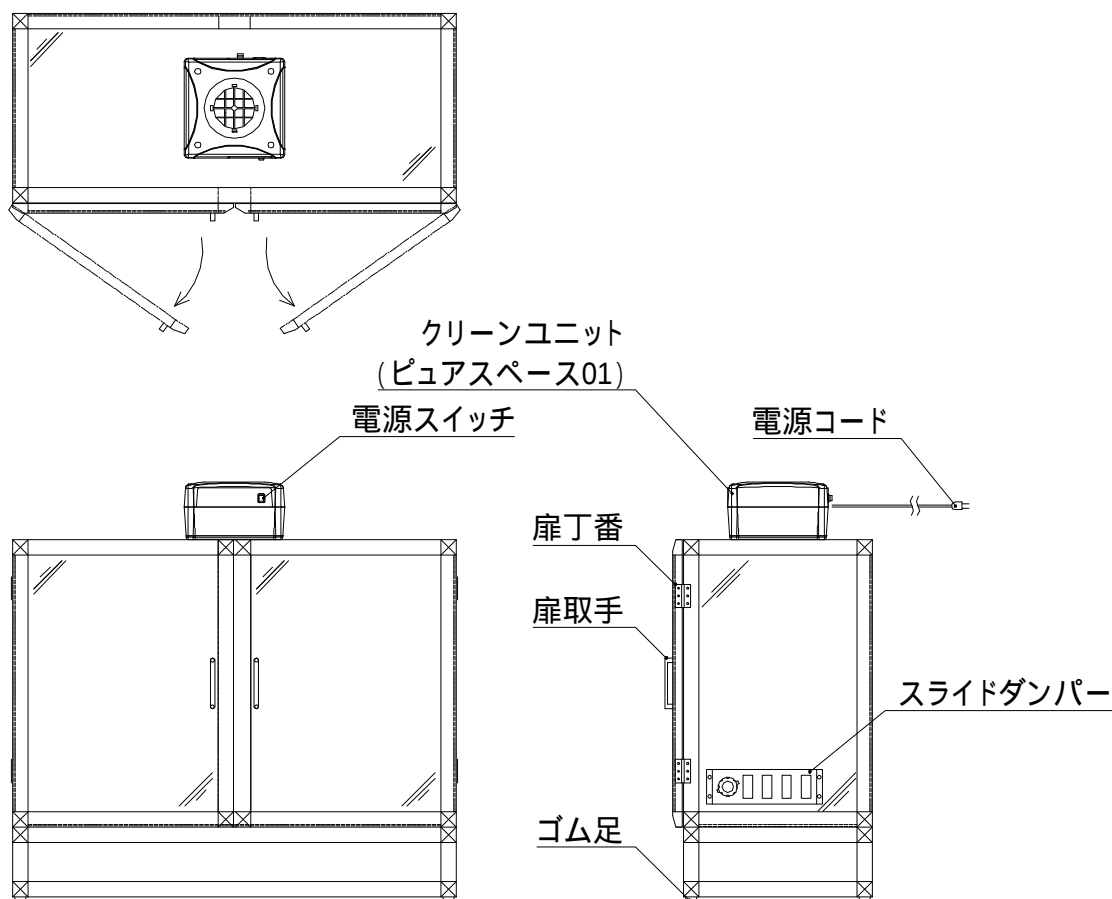

< 各部の名称 >

CS-S

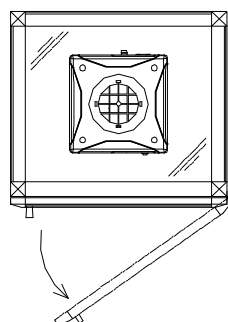

クリーンユニット
(ピュアスペース01)

電源スイッチ



電源コード

扉丁番

扉取手


スライドダンパー

キャスター

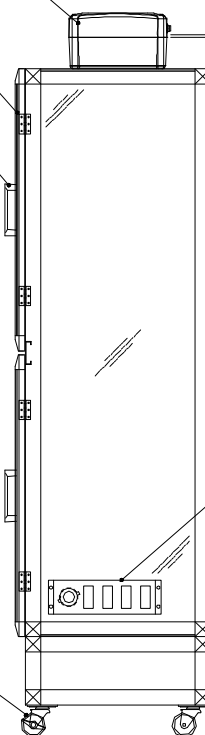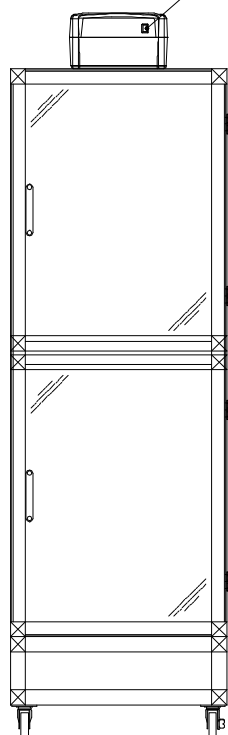

< 各部の名称 >

CS-W

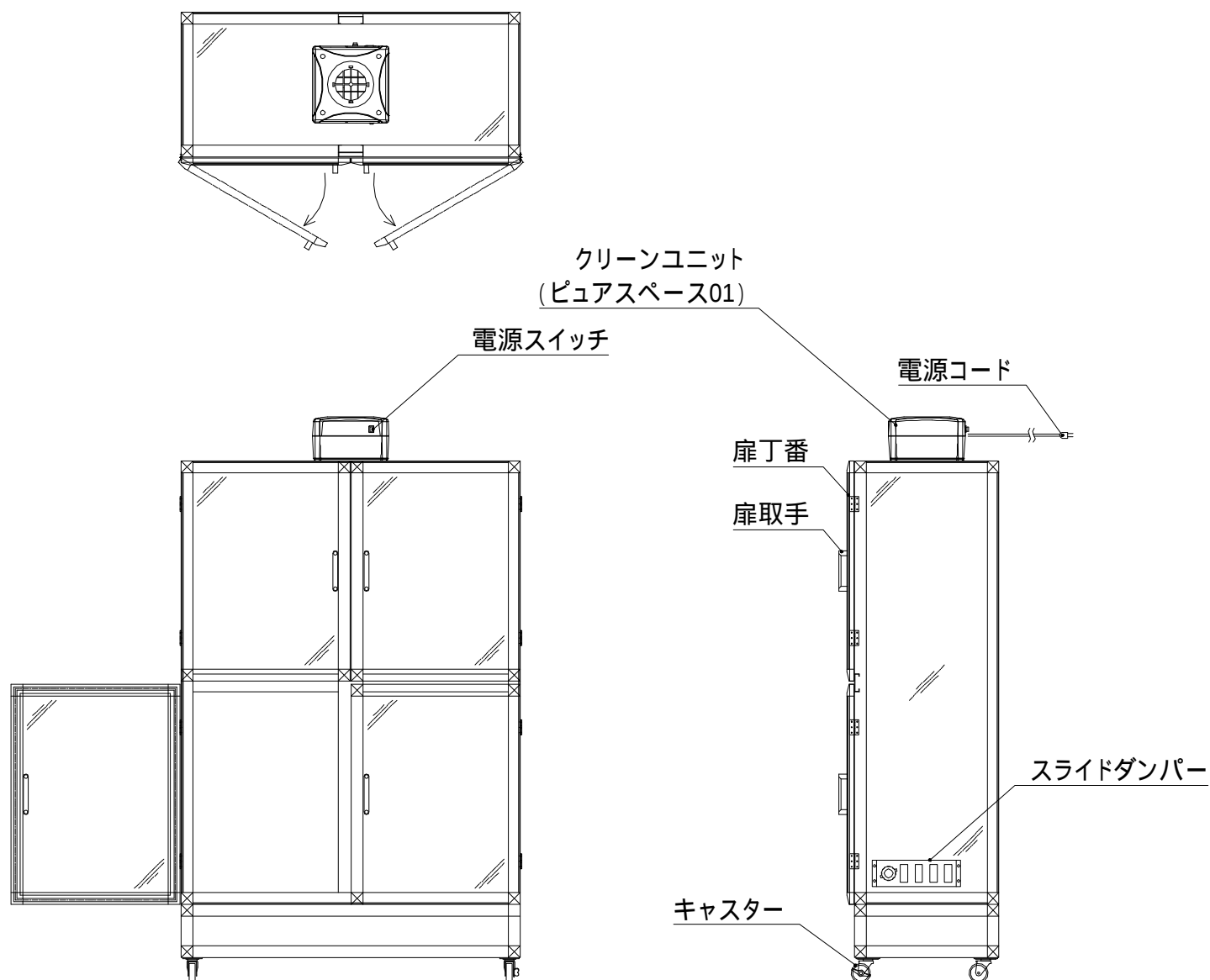


< 棚板の取付けについて >

棚板をご使用の際は下記の手順にて棚板を取り付けてください。

1. 棚板に付属されている棚板レールを任意の位置に取り付けてください。（図 1 参照）
 本体内側奥にあるコーナー棚柱の角穴に、棚受レールの引掛り部を奥まで差し込みます。
 で引掛けた棚受レールを手前に引きます。
 最後に棚受レールの手前の引掛り部を、手前コーナー棚柱の角穴に奥まで差し込みます。
2. 棚板を棚受レールにのせてください。

図 1

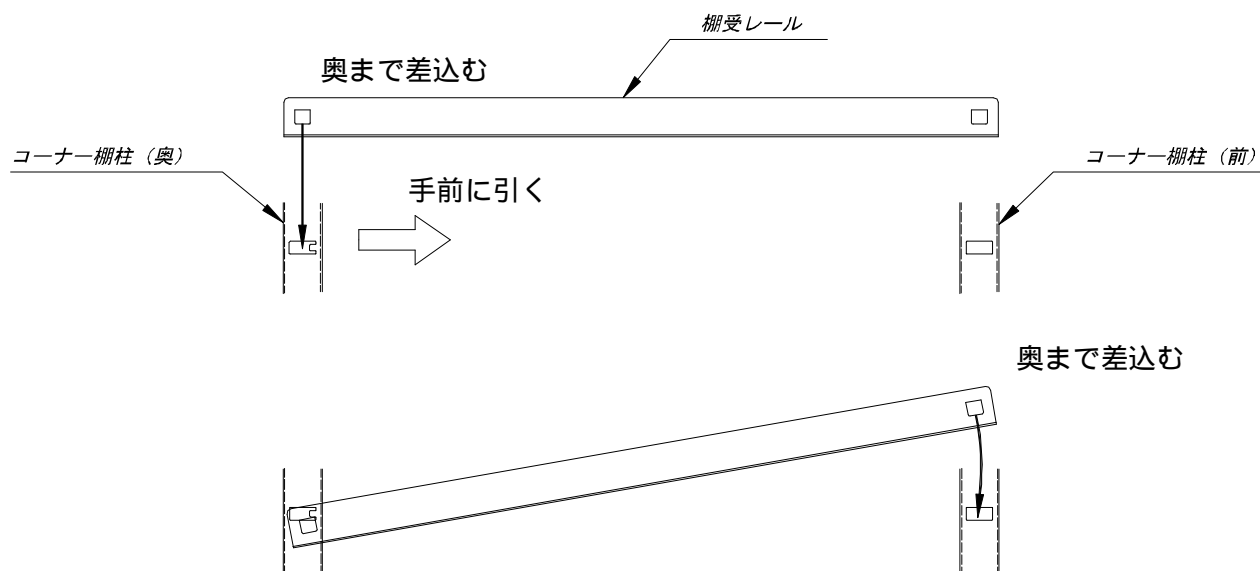

< 使用方法 >

1. < 設置上の安全に関する注意 > の事項を参照し、適切な場所に本体を設置してください。
2. 天面にピュアスペース（クリーンユニット）を取り付けます。
 - 2-1. 天部角穴の周囲に両面テープ付パッキンを貼り、しっかりと密着させてください。
 この時、パッキンどうしのつなぎ目は、隙間のないよう注意してください。
 - 2-2. 1 で貼りつけたパッキンの台紙をはがし、ピュアスペースを取り付けてください。
 この時、ピュアスペースのエア吹き出し口と本体角穴の位置ができるだけ合うように、
 またピュアスペース底面の HEPA フィルターカバーの固定ネジの穴が天面の φ22 の穴の中央にくるように合わせてください。
3. ピュアスペースの電源スイッチが OFF になっている事を確認してから電源プラグを AC100V コンセントに差し込んでください。
4. ピュアスペースの電源スイッチを ON にしてください。ON にすると、スイッチ部が点灯し、運転を開始します。
5. 右側面下部のスライドダンパーを全開にしてください。

< HEPA フィルターの交換について >

⚠ 注意	
⚠	
	・ HEPA フィルターの交換の際は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて行って下さい。

ストッカー内部の天面に穴かくしとして 4 か所に膜付グロメットが取り付けられています。この膜付グロメットを取外すと、ピュアスペースの HEPA フィルターカバーを固定しているネジをストッカー庫内から外すことができますので、この穴を利用して HEPA フィルターの交換をおこなう事が可能です。

HEPA フィルターの交換方法は別途添付のピュアスペースの取扱説明書をご参照ください。
 庫内からネジを取り外した場合は、交換後膜付グロメットを元の状態に取り付けてください。

<プレフィルターの交換・掃除について>

クリーンユニットに別冊添付の取扱説明書をご参照ください。

<お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

⚠ 警告	
	・お手入れの際は電源スイッチを OFF にし、電源プラグを必ずコンセントから抜いて行って下さい。
	・清掃する場合は、クリーンユニット部に直接水をかけたりしますと感電等の事故原因になりますので、絶対にしないでください。
⚠ 注意	
	・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。 ・清掃する場合は、直接水をかけないでください。さびや変色の原因になります。

<仕様>

型 番	CS-BG	CS-BGW	CS-S	CS-W
外寸法 (mm) W×D×H ピュアスペース含まず	574×517×1020	1152×517×945	574×517×1765	1152×517×1765
本体材質	フ レ ー ム : アルミ型材 耐食アルマイト処理 コ ー ナ ー : ABS樹脂成形品 側 板 ・ 扉 板 : アクリル樹脂透明 扉 丁 番 : SUS304 扉 取 手 : アルミダイキャスト、シルバー塗装 コ ー ナ ー 棚 柱 : SUS430 扉 当 た り : SUS430 キ ャ ス タ ー : ナイロン車輪 (内2つストッパー付き) / (CS-S、CS-W タイプ) ゴ ム 足 : 天然ゴム / (CS-BG、CS-BGW タイプ) スライドダンパー: ABS樹脂 / アルミ S U S 棚 板 : SUS430 サイズ: 490×460 棚 受 レ ー ル : SUS430			

初版 2009 年 10 月作成

■ 商品についてのお問い合わせは

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。