

取扱説明書

Instruction Manual

強力マグネチックスターラー



お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読み
になって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ
に大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ
ところに添付して下さい。

アズワン株式会社

この取扱説明書を良く読んでご使用ください。取扱説明書は保管して下さい。
本器は理化学機器です。一般の方はご使用できません。本器は水溶液を回転子を使って攪拌するための装置です。水溶液の種類、量によって攪拌の状態が変わります。攪拌を各々の回転調節つまみで調節して使用します。強力なネオジウム磁石を使用しております。

仕 様

攪拌台寸法	200mm×194mm
攪拌容量	約 100mL～10L (水、ビーカーで付属の回転子使用の場合)
回転数	約 50～約 1,400rpm (デジタル回転表示)
モーター	インダクションフィールドバック制御
外部出力	背面外部出力コンセント AC100V, 5A 用
電源容量	AC100V,50/60Hz,1A(6A) 三芯接地プラグ付電源コード
使用環境	温度 4～37℃ 湿度 85%以内
外寸法・重量	W222×D211×H135mm, 3kg
付属品	40mm 回転子×1
原産国	日本


安全のための注意事項

- 防爆型ではありません。引火性、爆発性のあるガスの雰囲気中では、絶対に使用しないでください。
- 電源は AC100V, 1A 外部出力使用時 6A 以上とれるコンセントに直接差し込んでください。三芯接地付コンセントがない場合も、必ずアースを接続してください。
- 接地アダプターの使用はプラグの緩み等による過電流で火災等、事故の原因になる場合がありますのでお避けください。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。過熱、火災の原因になります。
- 水平に設置し、周囲に 15cm 以上の間隔を空けてください。
- スタンドに容器を取り付けて使用する場合、スタンド棒をしっかりと固定した上、容器を確実に固定してください。スタンド棒を持って本体を持ち上げないでください。
- 強磁力(ネオジウム) に注意して下さい。時計、計測器等は近くにおかないでください。
- 回転を上げるときは徐々に上げてください。急激に回転をあげると回転子が飛び容器が破損することがあります。
- 本器に水溶液がかからないようにしてください。腐食、電装部の故障、特に漏電の原因となります。
- 使用環境の範囲を越えて使用しますと動作不良、故障の原因となります。
- 使用しないときは、必ず電源コードを抜いて保管してください。
- 雷が鳴り始めたら、電源スイッチ、元電源を切ってください。
- 装置を分解・改造しないでください。感電、漏電、異常動作、火災等、事故の原因になります。

使用方法

1. 電源スイッチの **OFF** を確認した後、電源コードを AC100V 三芯接地付コンセントに差し込みます。(外部出力使用時 6A 以上取れるコンセントに接続してください)
2. 試料容器の中に回転子を静かにいれ攪拌台の中央にのせます。
3. 回転調整つまみの位置を **MIN.** にあわせた後、電源スイッチを入れます。
4. 回転調整つまみを時計方向に回して攪拌状態を見ながら必要な回転に調整します。回転数はデジタル表示されます。
5. 使用后必ず電源スイッチの **OFF** を確認し、電源コードを抜いて保管してください。
6. 背面にある外部出力を使用する場合、AC100V,5A(500W)以内でご使用ください。

機能説明図

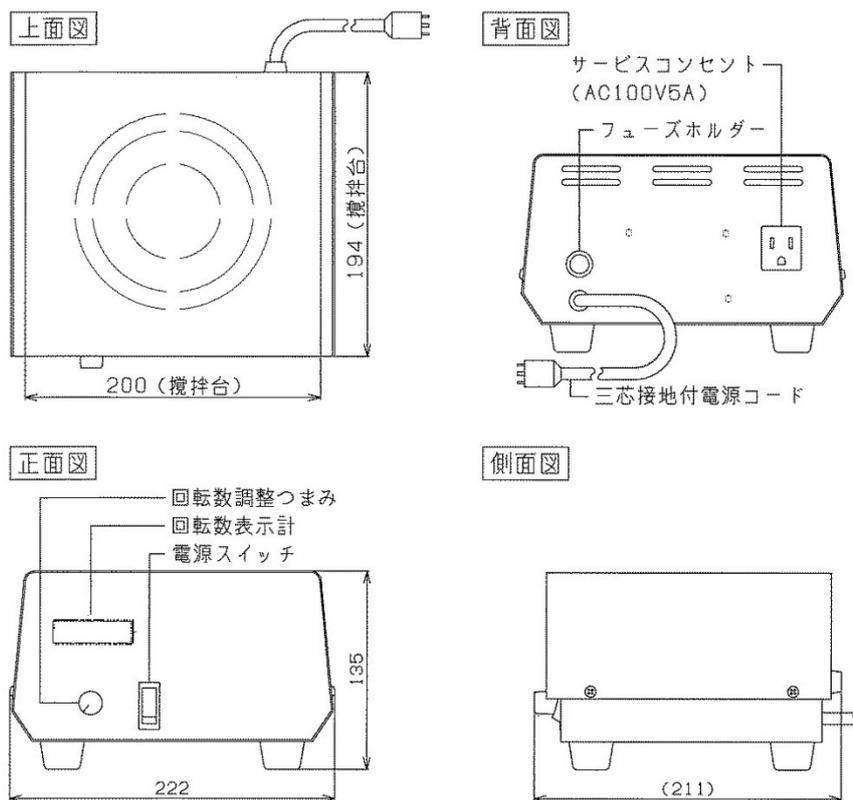

保証・故障・修理

1. 通常の使用における故障については、お買い上げ後一年間無償保証します。印刷の汚れ、剥がれ、外装の傷等、また、落下による破損、消耗品の交換等については、保証いたしかねますのでご了承ください。
2. 使用中、異常が発生した場合、直ちに運転を中止し、販売店にご連絡ください。製造番号もあわせてご連絡ください。

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（1）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名			
型式			
機番			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL :		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL :		

▲アズワン株式会社

〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - 接続している他の機器が原因による故障。
 - 車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

▲アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

■修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問い合わせ
専用E-mail

repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。