

取扱説明書

Instruction Manual

植物育成フード

PGB-1000HS(本紙)

目 次

安全上のご注意	2
設置上の安全に関する注意	2
組立作業時の注意	3
バータイプ LED 取扱時の注意	3
外観および各部名称	4
組立方法	4
取扱い方法	5
お手入れについて	5
仕様	5
内容物	6
製品保証について	7

お買い上げありがとうございます。





この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読み
になって、正しくお使い下さい。
『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ
に大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ
ところに添付して下さい。

アズワン株式会社

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

	危険	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。
	警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
	注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
	お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。





いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		特定しない一般的な使用者の行為


<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。



 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 60℃以上の高温物体（乾燥機等）に近接しないところ。 ・ 水滴がかからず湿度の低いところ。 ・ 近くに引火性の固体・液体・気体のないところ。
 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水平で安定したところ。 ・ 直射日光のあたらないところ。 ・ 湿気の少ないところ及び水滴のかからないところ。 ・ ホコリの少ないところ及び風通しの良いところ。 ・ 電源コードは、足を引っ掛けないようなところに取りまわしてください。

※本製品を屋外で使用することは避けてください。

<組立作業時の注意>


⚠ 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ステンレスパイプの両端角部でケガをしないよう、組立の際は保護手袋をはめ作業を行ってください。 ・組立は平滑な場所で行ってください。 ・パイプ、コーナージョイントのはめあいが若干固いように感じる場合がありますが、本体枠の強度を保つ為に必要な固さであり、組み立てには問題ありません。 ・ハンマーを使用する時は、作業面、床面に傷がつかないように、下に板などを置き、その上で組み立ててください。 ・組み立ての際にハンマーでパイプ部を叩きますと、パイプが変形するなど、組み立てに支障をきたす可能性がありますので、コーナージョイント部分を叩いてください。 ・組立時はクッションハンマーのご使用をお勧め致しますが、ジョイントが固く入りにくい場合は本体に傷がつかないように当て板等をして鉄ハンマーでジョイントを叩き込んでください。 ・あらかじめコーナージョイントとパイプを枠の状態に仮組み立てしてから各コーナージョイントを叩き込むと比較的容易に組み立てることができます。

<バータイプLED 取扱時の注意>

⚠ 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ・電源は AC100V (50/60Hz) で定格 15A 以上のコンセントを単独で使用してください。 ・分解、修理、改造を行わないでください。 ・ベンジンやシンナーで拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 ・本体や電源コードを水につけたり、水をかけたりしないでください。 ・本体上部や照明パネル上部に、液体の入った容器を置かないでください。 ・本体に乗ったり、倒したりして強い衝撃を与えないでください。 ・AC アダプターの電源プラグの差し込み口にホコリがついている時は、乾いた布で拭き取ってください。
⚠ 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグを抜くときは、必ず電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って、引き抜いてください。 ・長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ・電源コードを傷つける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重いものを乗せる・挟み込む・加工するなどをしたりしないでください。 ・都市ガス・LPガスなどのガス漏れがあった時には、本体やコンセントには手を触れずに、窓を聞いてよく換気をしてください。 ・異常時や故障の際は、運転を停止してすぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。

＜組立方法＞

1. 左右の枠を組み立てます。ステンレスパイプ474mmを8本、ジョイント2方を2個、3方を6個用意します。下図を様に、各パイプをジョイントにハンマー等でたたき込みます。この時、3方ジョイントが、向かい合わせに同じ位置にくるように取付けます。
2. 中央の「型」枠を組み立てます。ステンレスパイプを2本、ジョイントT字3方を2個、4方を1個用意し、図のように組み立てます。
3. 1.、2. で組み立てた枠を残りのステンレスパイプで図のようにつなぎます。
4. 完成した本体枠に、天板をのせます。
5. バータイプLEDとACアダプターを接続した物を用意し、天板とバータイプLEDをカードリングで接続します。次にバータイプLEDとLEDコントローラーを接続します。
6. ビニールカーテンをかぶせます。
7. LED用ACアダプターおよびLEDコントローラーの電源プラグを、AC100Vのコンセントに差し込み作動させます。※バータイプLEDおよびLEDコントローラーの使用方法是「別紙」をご確認ください。

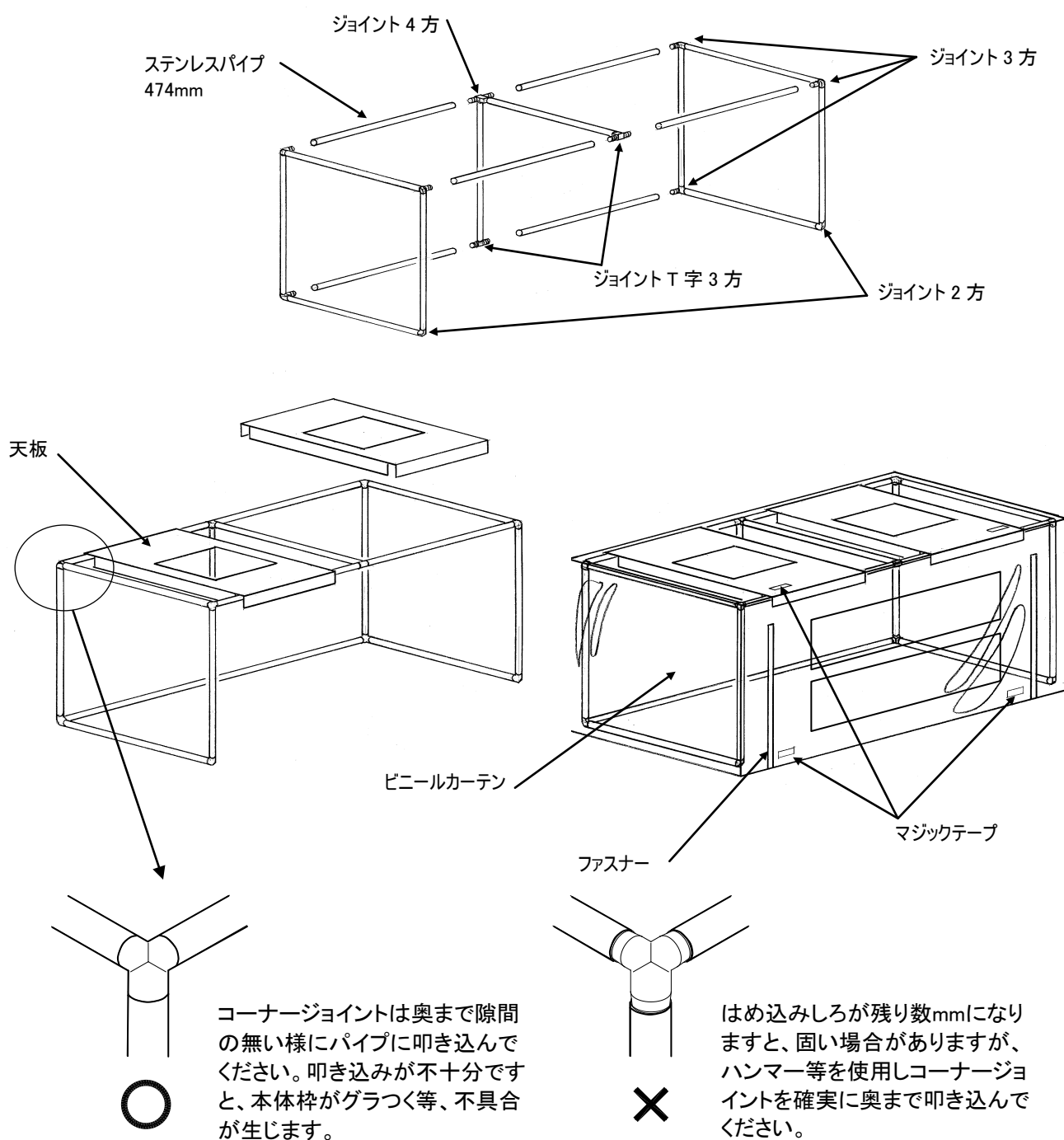

＜取扱い方法＞

前面のファスナーを開け、前面のマジックテープと天面のマジックテープを合わせることにより、カーテン部を約半開きの状態で固定することができます。

＜お手入れについて＞

清掃は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、乾いた手で行ってください。お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

＜仕様＞

簡易型クリーンブース

外寸 (mm) W×D×H	1000×500×500
材質	カーテン：軟質塩化ビニール 観察窓部：硬質塩化ビニール パイプ：SUS304（鉄芯入り） 天板：鋼板 焼付け塗装仕上げ ジョイント：真鍮 クロームメッキ仕上げ
使用周囲温度	5℃～40℃

パーティプLED

外寸 (mm) W×D×H	930×68×37
外装	アルミ合金
使用周囲温度	18℃～30℃
消費電力	60W
発光色	赤色・緑色・青色
定格寿命	約 40000 時間
電源	AC100V アダプター使用

LED 用コントローラー

外寸 (mm) W×D×H	224×180×68
消費電力	2W
電源	AC100V

<内容物>

ステンレスパイプ	474mm : 16 本
ジョイント	2 方 : 2 個 3 方 : 6 個 4 方 : 1 個 T 字 3 方 : 2 個
天板	2 個
ビニールカーテン	1 枚
バータイプ LED	1 本
LED 用 AC アダプター	1 台
LED 用コントローラー	1 台
コントローラー用 AC ケーブル	1 本
出力ケーブル	1 本
モジュラーケーブル	1 本
栽培槽	3 台
定植パネル	3 枚
カードリング	2 個

<製品保証について>

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名			
型式			
機番			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL :		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL :		

アズワン株式会社

<保証規定>

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・ 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
 - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
 - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
 - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

■修理についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル  0120-788-535

FAX 0120-788-763

問い合わせ
専用E-mail

repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2016 年 10 月第 1 版作成