

取扱説明書

Instruction Manual

アルティアテーブル

[W1500・1800用]

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますよう御願い申し上げます。
また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

組立方法

《セット内容》


- ・天板・・・・・・・・1枚
- ・脚・・・・・・・・1セット
- ・タップ受け・・・・1個
- ・組立用ネジ類
 - 組立手順①用 六角穴付きボルト 4本
 - 組立手順②用 組込みネジ 14本

《必要に必要な工具》


- ・六角レンチ（本製品に同梱しています）
- ・プラスドライバーNo.3（別途ご準備ください）

《組立の手順》

①下図のように脚を組み立てます。
六角穴付きボルト4本で仮留めしてください。
（脚がガタつく状態です。）

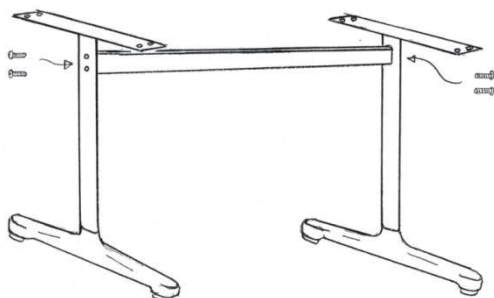

②①で仮留めした脚を天板裏の鬼目ナットに位置合わせして、組込みネジ8本で仮留めしてください。
（この際、天板を裏返すと作業がし易いです。）
次に、ここまでの手順で仮留めした全てのボルト・ネジを本締めしてください。

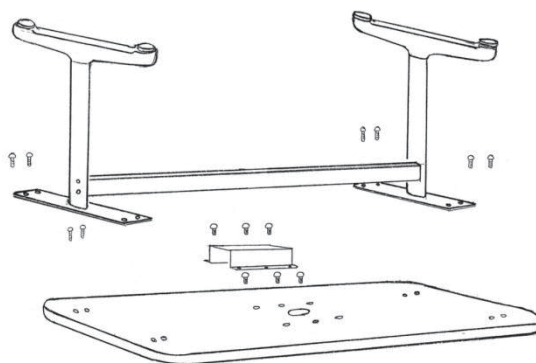

③残り6本の組込みネジを使ってタップ受けをしっかりと固定してください。

《組立に於ける注意事項》

- ※作業は必ず二人以上で行ってください。
- ※本製品は屋内での使用を前提に設計されております。屋外での使用は避けてください。
- ※設置する際は水平で安定した場所に設置してください。
- ※ボルト・ネジが斜めに入ると破損する恐れがありますので、必ず仮留めして真っ直ぐ入ったことを確認したうえで本締めるようにしてください。
- ※天板表面が傷つく恐れがありますので、組立時に天板を裏返す際は、予め床と天板の間に異物が無いことをご確認ください。
- ※天板表面に保護フィルムを貼っておりますので、ご使用前に剥がしてください。

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-711-875
FAX 0120-700-763
問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル ☎ 0120-788-535
FAX 0120-788-763
問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません