

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定(1)に基づき正常な使用状態でのご故障の際は下記保証規定により修理いたします。

品名	_____
型式	_____
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL. _____
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL. _____

アズワン株式会社

<保証規定>

- 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理 改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - 接続している他の機器が原因による故障。
 - 車両 船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません

取扱説明書

耐震薬品庫

SPW-990 (3-5345-21)
SPH-990 (3-5345-22)
SPG-945 (3-5345-23)
SPG-990 (3-5345-24)
SPN-1845 (3-5346-21)
SP-945 (3-5347-21)
SP-1845 (3-5347-22)
SP-945R (1-4531-01)
SP-945Y (3-5346-22)
SPG-945Y (3-5346-23)
SPG-945R (3-5346-24)

アズワン株式会社


この度は当社製品の薬品庫シリーズをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。より安全に、また良好な状態でご使用いただくために、この取扱説明書をご精読頂き正しくお使いください。なお、機構及び仕様等は予告なく変更することがあります。その際には、本書の内容と一部異なる場合がありますの

- ・取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。
- ・お使いになっている製品を譲渡されたり、貸与されるときには、新しく所有者となられる方が、安全な正しい使い方をされるために、この取扱説明書を製品本体の目立つところに添付して下さい。

○ 商品特徴

- ・安心の耐震設計です。
- ・片方の引出しを引くともう一方が自動的にロックする前傾転倒防止設計の連動ストッパー機構を採用しました。
(SP-945、SP-945R、SP-945Y、SP-1845、
SPG-945、SPG-945R、SPG-945Y、SPG-990)
- ・ボトルプロテクターの使用により試薬瓶を一本ずつ固定し、地震の際の破損を防ぎます。
- ・スライド収納部分はそれぞれにロック装置がつき、引出しなどが地震で自然に開くことを防止しています。
- ・付属の金具で連結および壁面へ固定することができます。
※アンカーボルトは付属していません。
- ・天部及び底部に換気孔を設け庫内にガスが溜まることを防止しています。
- ・また、天部換気孔へ「薬品庫用排気ダクト(コードNo.:1-7612-01)」(オプション部品)を取り付けることで排気ダクトとの接続も可能です。

○ 設置に関する注意事項

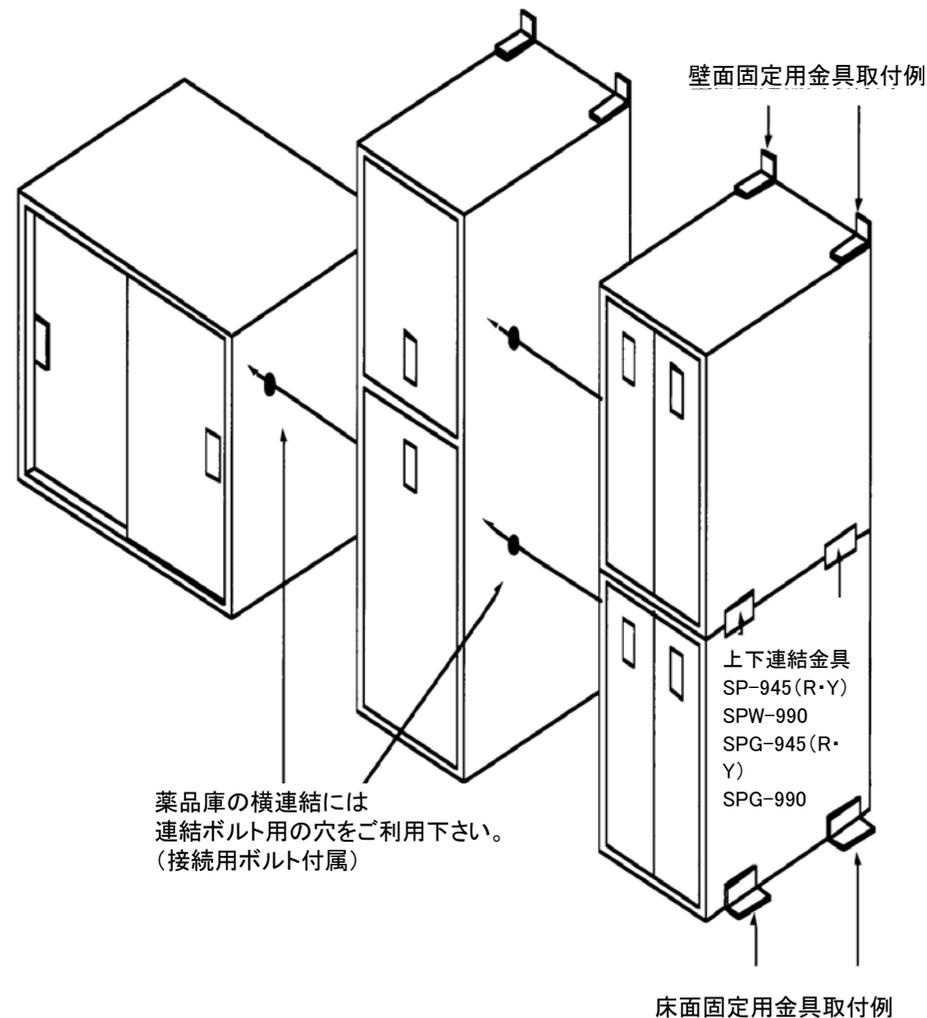

○ 安全にお使いいただくために

 屋内使用	① この薬品庫は屋内での使用を前提に設計されております。 屋外でのご使用は避けて下さい。
 床固定	② 地震などで薬品庫が倒れる場合があります。 必ずアンカーボルトなどで床への固定を行って下さい。 アンカーボルトは床材質に合ったものをお選び下さい。 研究室の床は防水加工されている場合がありますので、床固定に
 設置注意	③ 設置する際や上下連結などで持ち上げなければならないときは必ず二人以上で作業を行って下さい。また周囲の状況にも十分に注意して下さい。 積み重ねの可能な最大段数は 2段まで です。最大段数以上の積み重ねは重心が高くなり非常に不安定な状態になりますので、絶対にしないで下さい。
 改造禁止	④ この薬品庫は剛性を重視して製作されております。 強度を損なうような改造は行わないで下さい。
 常温使用	⑤ 極度に高温や高湿度、また低温になる場所では使用しないで下さい。 冬期は室内が非常に乾燥する場合があります。 静電気の発生には十分ご注意下さい。
 要換気	⑥ 薬品庫内に微量のガスが溜まる場合があります。 天部換気孔を塞がないで下さい。 薬品瓶の不備等によりガスの発生や液漏れ等が起こった場合には、ガスが庫外に漏れ出す可能性があります。薬品瓶は漏れないか十分に確認して下さい。

○ メンテナンスについて

末永くお使いいただくために下記の項目をお守り下さい。

- 本体には傷をつけないで下さい。また、汚れた場合には水や中性洗剤などを使用して拭いて下さい。
シンナーやアルコールなどは塗装を弱めることとなりますので使用しないで下さい。
- 薬品庫の製品ナンバーはベースの右側奥に貼り付けられております。
製品に関するお問い合わせは製品ナンバーもあわせてご連絡下さい。
- 薬品庫には保管者、管理責任者を決め、鍵の有無、使用状態、薬品の使用量などの履歴を取られることをおすすめいたします。

製品ナンバー控え(購入時に書き込んで下さい。)



鍵を紛失された場合には

購入年月日、左記製品ナンバーをお控えの上
お買いあげの販売代理店、もしくは当社営業所までご連絡下さい。

○ 仕様

型番	SP-945 SP-945R SP-945Y	SP-1845
サイズ(mm)	450×700×900	450×700×1800
本体重量(kg)	約50	約90
本体材質	スチール	スチール
トレー 外寸法	トレー PP-80 (193×563×82mm) ボトルプロテクター: B-500, 500ml用/φ83×12穴	
トレー段数	3段×2列	上段:2段×2列 下段:4段×2列
500ml試薬瓶 収納数(本)	72	144
付属品	トレー(PP-80) 6個 ボトルプロテクター (B-500)×6個 固定金具・連結金具一式	トレー(PP-80) 12個 ボトルプロテクター (B-500)×12個 固定金具・連結金具一式

型番	SPW-990	SPN-1845
サイズ(mm)	900×700×900	450×700×1800
本体重量(kg)	約70	約85
本体材質	スチール	スチール
トレー 外寸法	トレー PP-125 (390×600×125mm) ボトルプロテクター: B-500, 500ml用/φ83×12穴	
トレー段数	4段×2列	上段:2段 下段:3段
500ml試薬瓶 収納数(本)	192	120(最大168)
付属品	トレー(PP-125) 8個 ボトルプロテクター (B-500)×16個 固定金具・連結金具一式	トレー(PP-125) 5個 ボトルプロテクター (B-500)×10個 固定金具・連結金具一式

型番	SPG-945 SPG-945R SRG-945Y	SPG-990	SPH-990
サイズ(mm)	450×700×900	900×700×900	900×700×900
本体重量(kg)	約45	約75	約55
本体材質	スチール	スチール	スチール
段数	2	2	3
試薬瓶	ガロン瓶	ガロン瓶	-
収納本数(本)	12	24	-
引き出し 耐荷重(kg)	30	55	-
付属品	仕切り板 縦2枚・横4枚 固定金具・連結金具一式	仕切り板 縦6枚・横4枚 固定金具・連結金具一式	棚板2枚 固定金具・連結金具一式