

抗がん剤曝露対策に！

NKsystem

簡易スピルキット

Model : CONVEX-SPL



緊急時の曝露対策(薬剤のこぼれやアンプル・バイアルなどの破損時)として即時対応できる个人防护具(PPE)や処理用具をまとめたキットです。万一に備えて、簡易スピルキットはすぐ手の届くところに設置しておきましょう！



安心！安全！

ガウン、グローブ：抗がん剤耐性テストデータ取得 (ASTM規格)^{※1}
N 9 5 マ ス ク：NIOSH^{※2}が定めたN95規格に準拠したマスク
ゴ ー グ ル：ANSI^{※3}、EN^{※4}規格適合

※1：ASTM・・・米国試験材料協会 ※2：NIOSH・・・米国労働安全衛生研究所
※3：ANSI・・・アメリカ規格協会 ※4：EN・・・欧州(規格)

1キット内容

■ 保 護 対 策 ■

内 容	数量
ガ ウ ン	1枚
グ ロ ー プ	2双
N 9 5 マ ス ク	1枚
ゴ ー グ ル	1個
キ ャ ッ プ	1枚
シ ュ ー ズ カ バ ー	1双
バイオハザード袋大	1枚

■ ガラス片、薬液の処理 ■

内 容	数量
ピ ン セ ッ ト	1本
吸 水 シ ー ト	1枚
吸 水 紙	10枚
ミニちりとり&ほうき	1セット
バイオハザード袋(チャック付)	1枚

○ 価 格：¥15,000(5キット/セット)

*送料別途要

使用方法

■ 保護対策 ■

① ガウン

防水加工を施したポリプロピレンスパンボンド不織布製。(手首にはニットカフ付。) 抗がん剤から衣服を保護します。

② グローブ

グローブはニトリル製、長さが30cmあり、指先から手首まで抗がん剤から保護します。2枚重ねて着用します。1枚目はガウンの袖の内側に入れ、2枚目はガウンの袖を覆うようにして着用します。

③ N95マスク

吸気抵抗が低く、呼吸しやすいため、装着時間が長い作業にも有効です。

④ ゴーグル

密閉タイプ。サイズが合わない場合は、両サイドのヒモで調節します。

⑤ キャップ

軽くて通気性に優れています。

⑥ シューズカバー

軽くて通気性に優れています。靴やスリッパの上から着用します。

⑦ バイオハザード袋・大

抗がん剤の曝露をさけるため、汚染された外側が内側となるよう、ガウン、グローブ、キャップ、ゴーグル、N95マスク、シューズカバーを外します。各防護具は、バイオハザード袋大に入れ、ヒモ等で密閉した上で医療廃棄物として廃棄します。

■ ガラス片、薬液の処理 ■

① ピンセット

大きなガラス片は、手では直接触らず、ピンセットを用いて除去します。除去したガラス片、ピンセットは、チャック付きのバイオハザード袋へ廃棄します。

② 吸水シート

こぼれた薬液を外側から内側へ向かって拭き取り、使用した吸水シートは、チャック付きバイオハザード袋に廃棄します。(最大吸水量120g)

③ 吸水紙

残った薬液を吸水紙で拭き取った後、不活化液や水を散布して、最低3回拭き取ります。ここでも使用した吸水紙は、チャック付きバイオハザード袋に廃棄します。

④ ミニちりとり&ほうき

細かな破片は、ミニちりとり&ほうきを用いて除去します。使用後は、チャック付きバイオハザード袋に廃棄します。

⑤ バイオハザード袋(チャック付)

こぼれ、ガラス片の除去が終われば、チャック付きバイオハザード袋を密閉し、医療廃棄物として処理します。

● 使用上の注意 ●

*本品はディスポーザブル製品です。一回限りの使用で再使用しないでください。*本品は手術用ではありません。*本品は滅菌していません。*本品で熱いものに触れないでください。*本品を使用中に、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師による適切な処置を受けてください。*汚れやその他外観不良が認められた場合は、使用しないでください。*刃物などの鋭利な器具に触れると、破れたり穴が開くことがありますので、ご注意ください。*薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合がありますので、ご注意ください。*本品の内容は改良などにより変更することがあります。

NKsystem Bio & Clean 研究設備・機器
株式会社 日本医化器械製作所

本 社 ☎ 06-6765-0223(代) FAX: 06-6765-0236
東 京 支 店 ☎ 042-365-3245(代) FAX: 042-367-0382
札 幌 支 店 ☎ 011-786-7203(代) FAX: 011-786-7204
仙 台 営 業 所 ☎ 022-349-9525(代) FAX: 022-349-9794
つ く ば 営 業 所 ☎ 029-855-7401(代) FAX: 029-855-7403
名 古 屋 営 業 所 ☎ 052-910-3275(代) FAX: 052-911-0300
福 岡 営 業 所 ☎ 092-235-3490(代) FAX: 092-235-3491
広 島 出 張 所 ☎ 082-427-6789(代) FAX: 082-427-6790
高 松 出 張 所 ☎ 087-815-5105(代) FAX: 087-815-5117
羽 曳 野 工 場 ☎ 072-958-1919(代) FAX: 072-956-1345

● 代理店・特約店

<http://www.nihonika.co.jp>

E-mail: info@nihonika.co.jp

● 制御可能な温度・湿度の範囲は、設置環境・各設定状況・庫内の試料配置条件などにより異なります。● 当カタログ掲載品は、改良により仕様など変更する場合があります。● カタログ上の製品の写真は、現状の製品と異なるケースがあります。● 価格には消費税は含まれていません。● 価格には搬入費などは含まれていません。● 詳細仕様につきましては、弊社の最寄り営業所までお問い合わせください。● 製品をご購入の際は、あらかじめ、弊社営業担当者とは十分に内容をご確認ください。● 本カタログ掲載装置には多くの特許権及び実用新案権取得製品を含んでおります。類似品にご注意ください。● 無断転載・複写を禁じます。