

取扱説明書

Instruction Manual

navis*

器械戸棚



お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読み
になって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ
に大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ
ところに添付して下さい。

アズワン株式会社


製品設置時の注意事項

- 作業は必ず二人以上で行ってください。
- 本製品は屋内での使用を前提に設計されております。屋外での使用は避けてください。
- 梱包を開くときは刃物や梱包材でケガをしないようご注意ください。また、刃物で商品を傷つけないようご注意ください。
- 設置後、扉の開閉でこすれた異音がある場合、本体に歪みが出ている可能性がありますので、その場合は、アジャスターを手で回してレベルを調整してください。

ご使用時の注意事項

- 本製品の上に乗ったり、棚板やスライドテーブルに足を掛けたりしないでください。
- 可動部分や隙間に手や指を入れたり、物を挟んだりしないでください。
- 棚板の最大積載荷重は20kgです。破損や転倒、ものの落下によりケガの原因となる恐れがあります。最大積載荷重以上のものを入れないでください。
- スライドテーブルには、本体内の収納物より重いものを載せないでください。転倒する可能性があります。
- 本製品に危険物（壊れもの、有害薬品、生き物など）を保管しないでください。
- 絶対に分解や改造はしないでください。破損したりケガをする恐れがあります。
- 万が一鍵を無くされた場合は、販売代理店までご連絡ください。

開き扉の鍵は、向かって右側のハンドルにシリンダーがあります。
右図のようにフタを回転するようにスライドしてください。

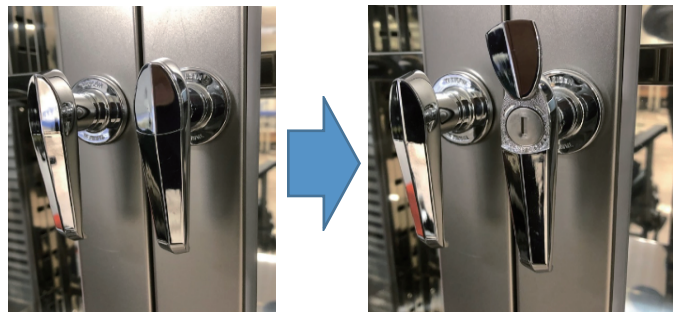

お手入れ方法

- 本製品が汚れた際は、乾拭きするか水を硬く絞った柔らかい布で拭きとってください。汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸類、有機溶剤全般、及びこれに類するものは絶対に使用しないでください。変色したり塗装が剥がれる場合があります。

製品仕様

材質	本体／ステンレス（SUS304）、窓／ガラス
棚板取付けピッチ	50mm
棚板耐荷重	20kg
引出し有効内寸法	360×270×110mm（引出し付きのみ）
付属品	棚板×4枚 鍵×2本／1扉（扉が2枚ある製品は同一番号の鍵が4本付属）

製品保証

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は下記保証規定により修理いたします。

品 名			
型 式			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	様		
ご 住 所	TEL.		
取り扱い店名	担当者印		
住 所	TEL.		

アズワン株式会社

<保証規定>

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理 改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両 船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません

made in Japan

2019年11月 第8版作成