

補足説明書

安全のために必ずお守りください

恒温水槽 TRW-127・142・170

TRW-327・342・370

■ 空運転は絶対に避けてください。

1. 水槽内に水が入っていない状態での運転(空運転)は絶対にしないでください。
2. 始動時は必ずポンプ内、配管内のエアを完全に抜いてください。

■ 始動時のエア抜きの方法

1. 水槽内に水を入れてブレーカのスイッチを数回ON/OFFし、エア抜きを行ってください。
2. エア抜きが完全でない場合は、機械室内にあるポンプの吐出側配管部を数回押してください。
3. それでもエア抜きが完全でない場合は、販売店まで連絡してください。

▲アズワン株式会社