

取扱説明書

Instruction Manual

PCカート

7-4895-01 シンプル

7-4897-01 引き出し、天板付き

7-4898-01 引き出しタイプ

7-4896-01 キャビネットタイプ


オプション部品

7-4589-01 ハンドル


7-4589-02 ワイヤバスケット

7-4589-03 ノートPCホルダー


7-4589-04 アーム

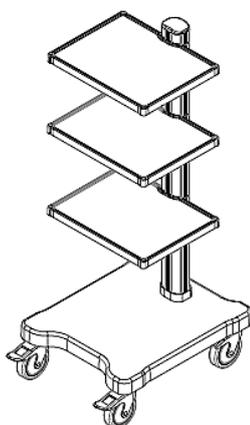


シンプル

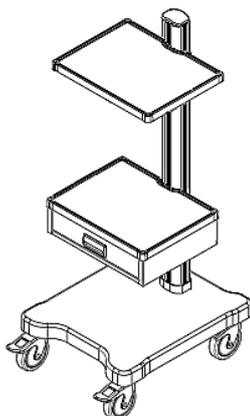

引き出し、天板付き

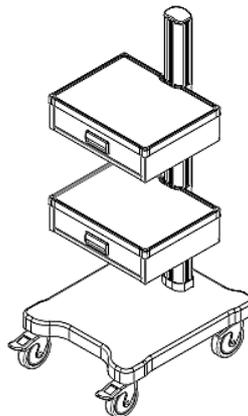

引き出しタイプ

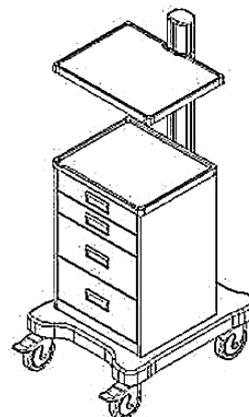

キャビネットタイプ

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

目次

- 表紙/目次..... 1頁
- 付属品説明..... 2頁
- 組立方法..... 3~6頁
 - └ 本体(ベース+支柱)を組み立てる..... 3頁
 - └ 引出しを本体に取り付ける..... 4頁
 - └ 棚を本体に取り付ける..... 5~6頁
- 組立方法(オプション品)..... 6~11頁
 - └ アームを本体に取り付ける..... 6頁
 - └ アームを組み立てる..... 8頁
 - └ アームを動かす/動きを固定する..... 9頁
 - └ ノートPCホルダーを本体につける..... 10~11頁
- 注意/警告..... 12頁
- 仕様..... 13頁

- ご使用の前に必ず本説明書をお読みになってください。
- 本説明書に記載されている使用方法をお守りください。



警告 取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品破損の原因となることがあります。





- 組み立て時、ネジが締められているか/部品がしっかりと固定されているかをご確認ください。
- 本体、棚及び引出しに耐荷重を超える物を載せないでください。
- 移動・回転の際は、引出しがロックされているか必ずご確認ください。
- 傾斜のある場所にカートを置かないでください。
- カートは平坦な場所に設置してください。
- カートに寄りかからないでください。
- ハンマーなどの硬いものでカートを叩きつけないでください。
- 引出しの中に直接薬品や熱い液体を注がないでください。
- 高温になるような物の側や場所に、カートを置かないでください。



注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品破損の原因となることがあります。


- 一度に複数の引出しを開けないでください。転倒する恐れがあります。
- 転倒防止のため、移動する際は慎重に動かしてください。
- 移動の際はよそ見せず、進行方向に注意してください。
- 移動中はカートに人が当たらないか等、注意をしながら動かしてください。
- 階段でカートをご使用にならないでください。
- キャスターのロックをかけた状態で、無理に回転・移動させないでください。
- 中身がこぼれ落ちる恐れがあるため、カートを後ろから押さないでください。
- 引出しが開いた状態でカートを動かさないでください。引き出しの中身が落下します。
- カートを移動させた後は、キャスターをロックしてください。
- 直射日光のあたらない場所にカートを置いてください。
- カートやアクセサリに化学溶剤や研磨剤をカートにご使用にならないでください。
- 揮発性研磨剤、殺虫剤、ヘアスプレーをカートに近づけないでください。
- 硬いたわしでカートを擦ったり磨かないでください。

梱包品の確認/名称

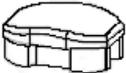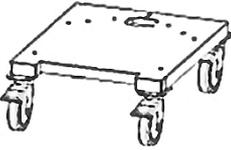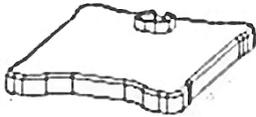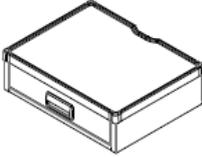キャップ	支柱サポート	M6スライドブロック	6mmアレン	アルミ支柱
		2個1セット 		
ワッシャー	ネジ (M6X10L)	ネジ (M6X16L)	ネジ (M6X30L)	ボルト (M8X20L)
2個1セット 	2個1セット 	2個1セット 	2個1セット 	2個1セット 
カートベース	ABSベースカバー	棚	引出し	
				


◀ 付属品 一覧 ▶

- ◆ アルミ支柱 …… ×1
- ◆ 支柱サポート …… ×1
- ◆ ネジ (M6X30L) …… ×2セット
- ◆ ネジ (M8X20L) …… ×1セット
- ◆ ネジ (M6X16L) …… ×1セット
- ◆ キャップ …… ×1
- ◆ アレン …… ×1
- ◆ カートベース …… ×1
- ◆ ABSベースカバー …… ×1
- ◆ 棚 …… ×3
- ◆ ネジ (M6X10L) …… ×4セット
- ◆ ワッシャー …… ×4セット
- ◆ スライドブロック …… ×4セット

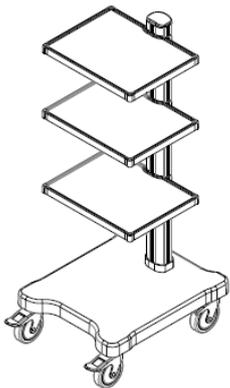


◀ 付属品 一覧 ▶

- ◆ アルミ支柱 …… ×1
- ◆ 支柱サポート …… ×1
- ◆ ネジ (M6X30L) …… ×2セット
- ◆ ネジ (M8X20L) …… ×1セット
- ◆ ネジ (M6X16L) …… ×1セット
- ◆ キャップ …… ×1
- ◆ アレン …… ×1
- ◆ カートベース …… ×1
- ◆ ABSベースカバー …… ×1
- ◆ 引出し …… ×2
- ◆ ネジ (M6X10L) …… ×5セット
- ◆ ワッシャー …… ×5セット
- ◆ スライドブロック …… ×5セット

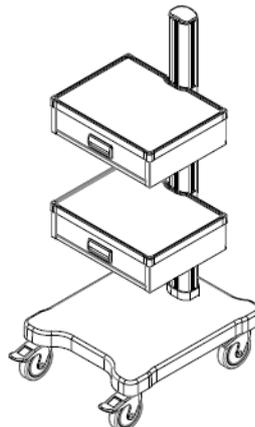


◀ 付属品 一覧 ▶

- ◆ アルミ支柱 …… ×1
- ◆ 支柱サポート …… ×1
- ◆ ネジ (M6X30L) …… ×2セット
- ◆ ネジ (M8X20L) …… ×1セット
- ◆ ネジ (M6X16L) …… ×1セット
- ◆ キャップ …… ×1
- ◆ アレン …… ×1
- ◆ カートベース …… ×1
- ◆ ABSベースカバー …… ×1
- ◆ 棚 …… ×1
- ◆ 引出し …… ×1
- ◆ ネジ (M6X10L) …… ×4セット
- ◆ ワッシャー …… ×4セット
- ◆ スライドブロック …… ×4セット

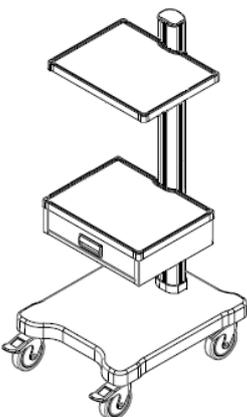

◀ 付属品 一覧 ▶

- ◆ アルミ支柱 …… ×1
- ◆ 支柱サポート …… ×1
- ◆ キャップ …… ×1
- ◆ アレン …… ×1
- ◆ カートベース …… ×1
- ◆ ABSベースカバー …… ×1
- ◆ 棚 …… ×1
- ◆ ネジ (M6X10L) …… ×1セット
- ◆ ワッシャー …… ×1セット
- ◆ スライドブロック …… ×1セット

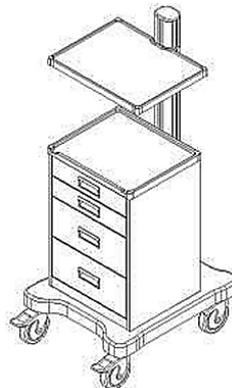

**※キャビネットタイプは
ベース、支柱、キャビネットが
出荷時に組み立てられています。**


梱包品に不足品および製品に異常(変形・破損・動作しない等)がないことをご確認ください。
もし、不足品・不良品がございましたら、ただちにお買い求めの販売店までご連絡ください。

組立方法


組立で必要人数：2～3人

本体(ベース+支柱)を組み立てる


① ベースにベースカバーを被せ、支柱を差し込みます。

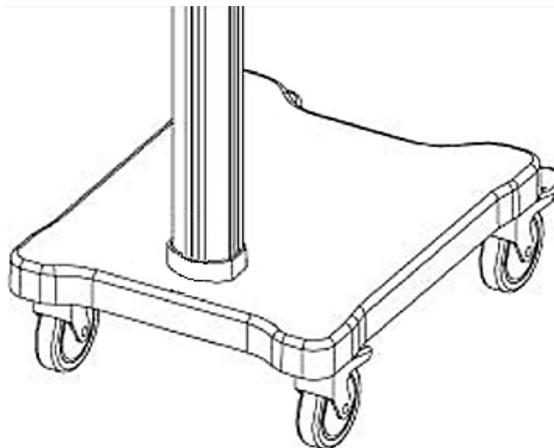


② ベースを裏返し、4か所をネジ (M6X30L) で固定し、側面の2か所をボルト (M8X20L) で固定します。
※別途、ボルト (M8x20L) 用のスパナ (13mm) が必要です。お客様でのご用意をお願い致します。

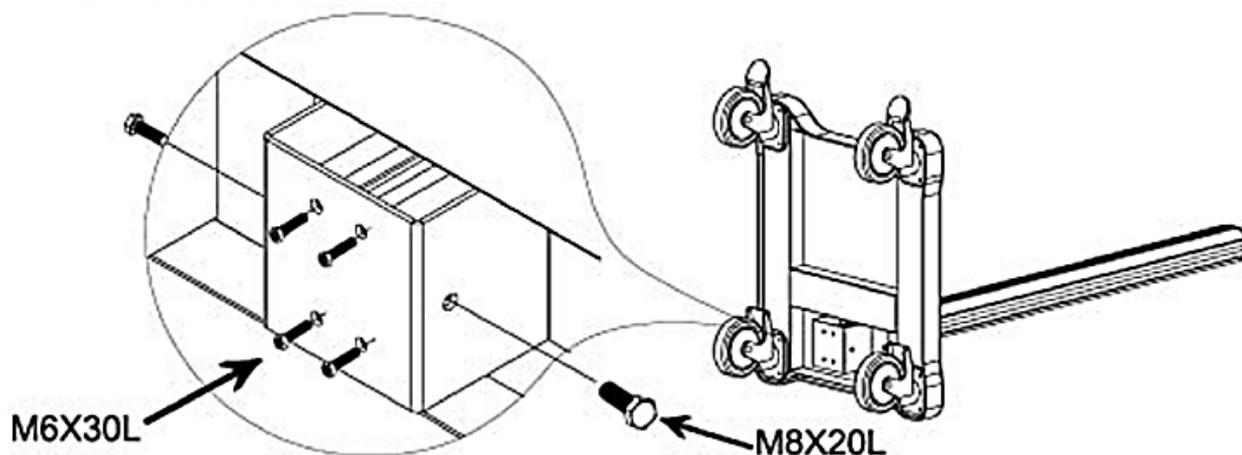

③ M6x10LとM6x16Lのネジをそれぞれ2本ずつ、ワッシャーをつけてから支柱サポートの穴に差し込みます。
M6x10LネジをM6スライドブロックの穴に通して、外れない程度に軽く仮留めをしてください。

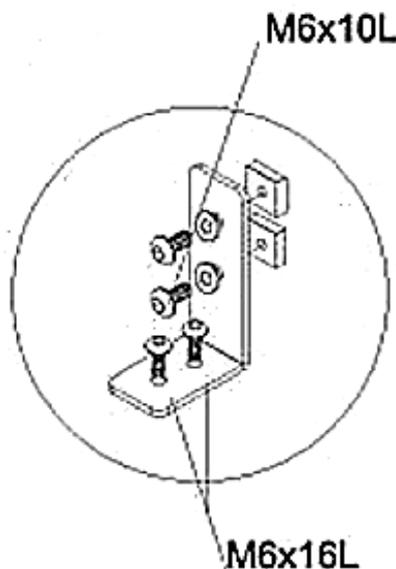


- ④ 本体を立てて、組立手順③で用意した支柱サポートを、支柱の背面にある溝に差し込み、一番下まで降ろします。ベース部の穴に、支柱サポートのM6x16Lネジを入れ、全てのネジを付属の6mmアレンで締めます。

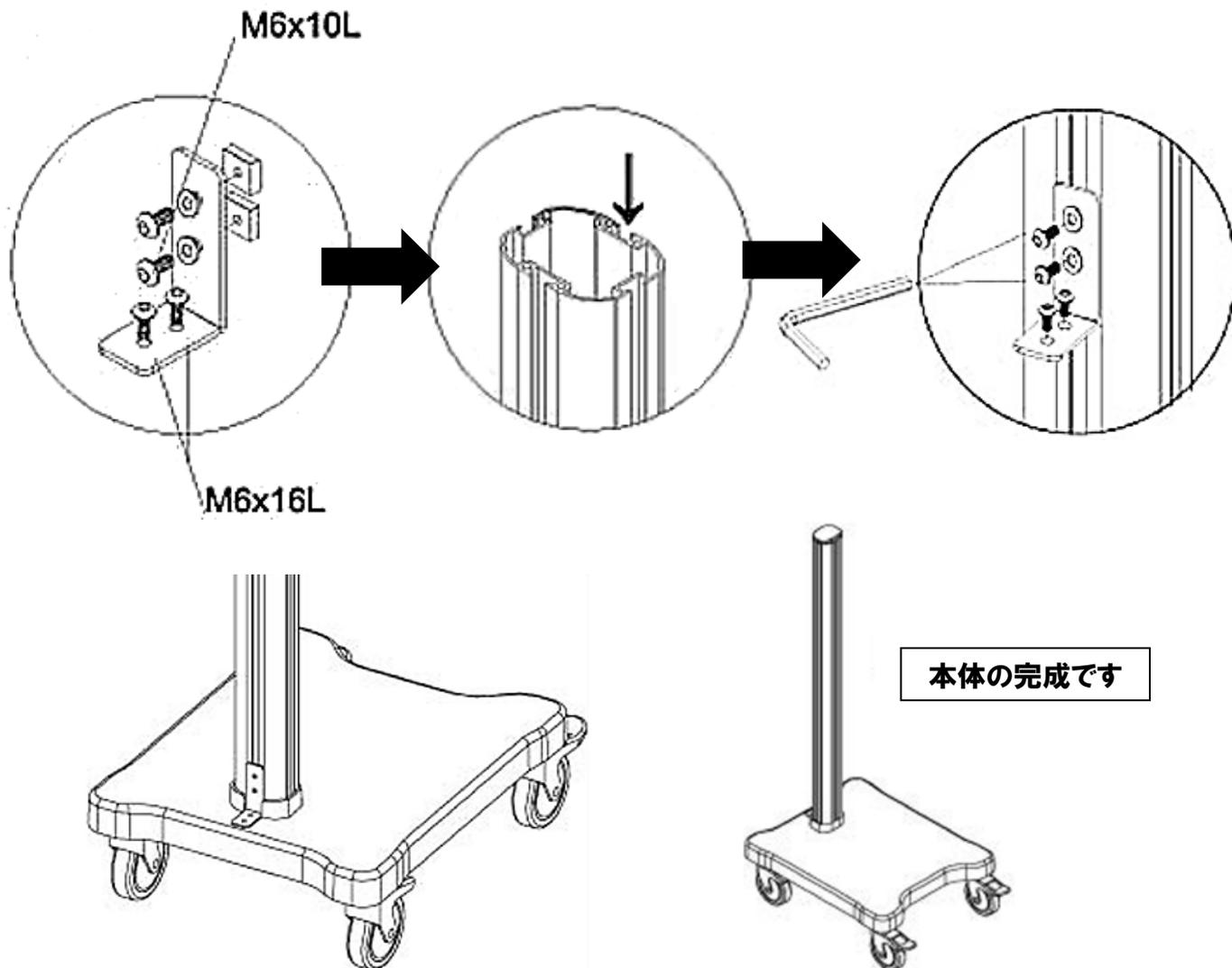


引出しを本体に取り付ける (引出付きタイプのみ)

- ① ネジ (M6x10L) にワッシャーを取り付けてから、引出し背面にある穴にネジを差し込みます。スライドブロックにもネジを通し、締め付けすぎないように軽く仮留めします。

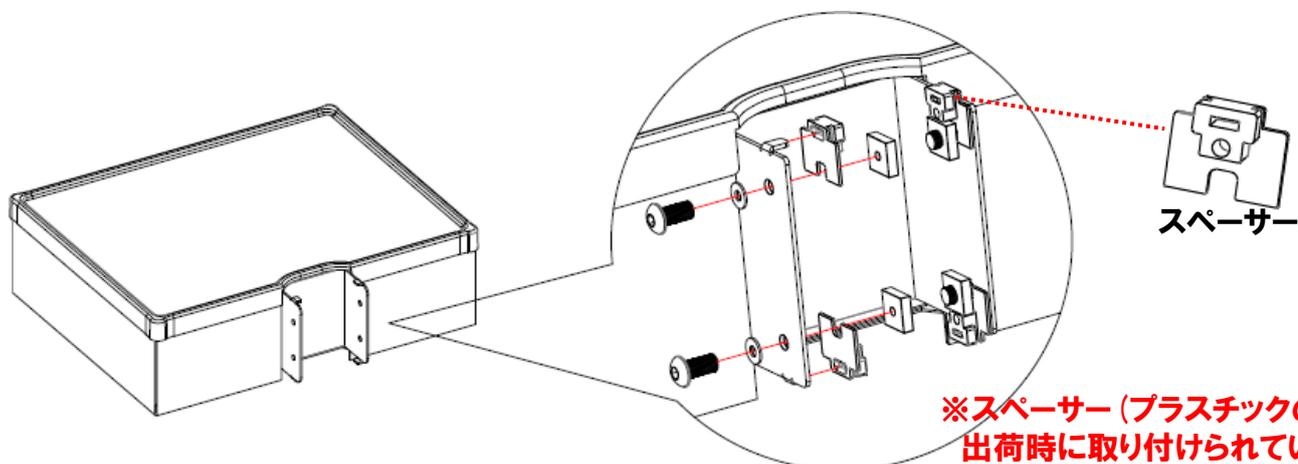


- ② 引出しを支柱の両サイドの溝に差し込み、任意の位置までスライドさせ、付属のアレンで固定します。最後に、支柱にキャップを取り付けて完成です。

※落下のおそれがありますので、部品がしっかり固定されているかご確認ください。

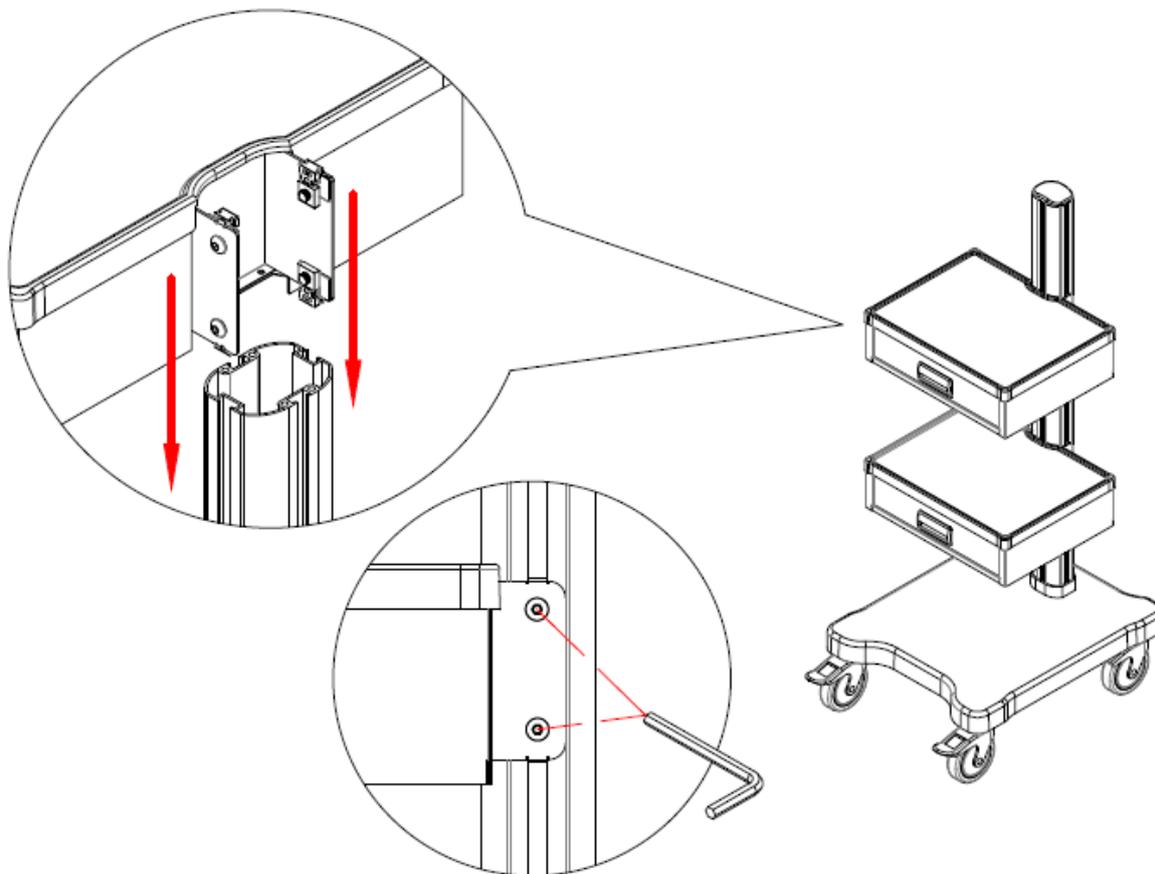

棚を本体に取り付ける (引出しタイプを除く)


- ① ネジ (M6x10L) にワッシャーを取り付けてから、棚背面にある穴にネジを差し込みます。スライドブロックにもネジを通し、締め付けすぎないように軽く仮留めします。

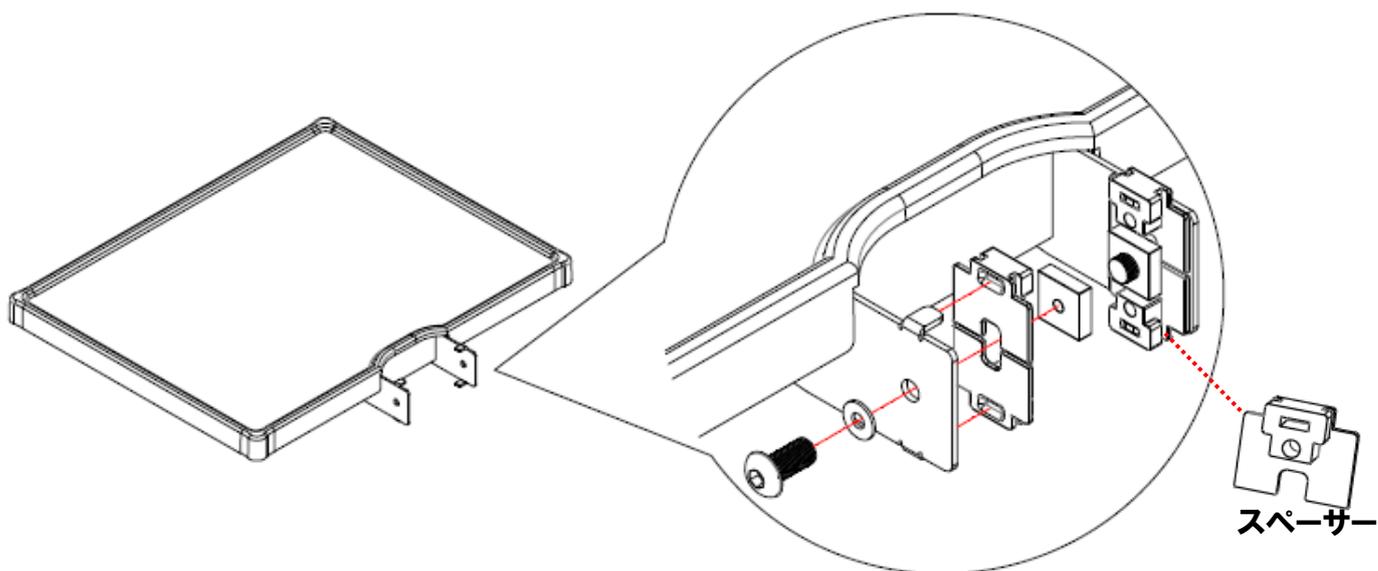

※スペーサー (プラスチックの部品) は出荷時に取り付けられています。

- ② 棚を支柱の両サイドの溝に差し込み、任意の位置までスライドさせ、付属のアレンで固定します。最後に、支柱にキャップを取り付けて完成です。

※落下のおそれがありますので、部品がしっかり固定されているかご確認ください。

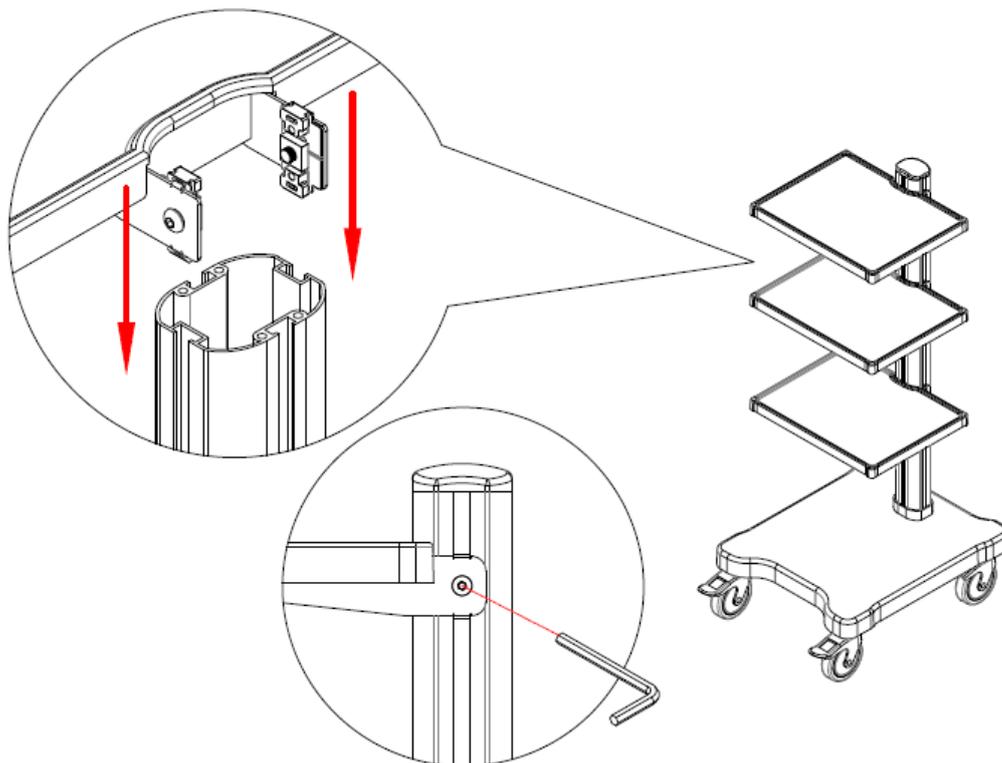

組立方法(オプション品)


アームを本体に取り付ける

本体の組み立て方法は前述の「本体(ベース+支柱)を取り付ける」をお読みください

- ① まず、アームホルダーと支柱アダプターを接続します。
ネジ(6x9mm)をアームホルダーと支柱アダプターの穴に通して、M6mmナットで固定します。
※ナットを固定する際、別途10mmのスパナが必要です。お客様でのご用意をお願い致します。


次に、支柱アダプターを支柱に接続する準備をします。

ネジ(6x10mm)にワッシャーを取り付けてから、支柱アダプターの側面にある穴にネジを差し込みます。スライドブロックにもそのネジを通し、締め付けすぎないように軽く仮留めします。


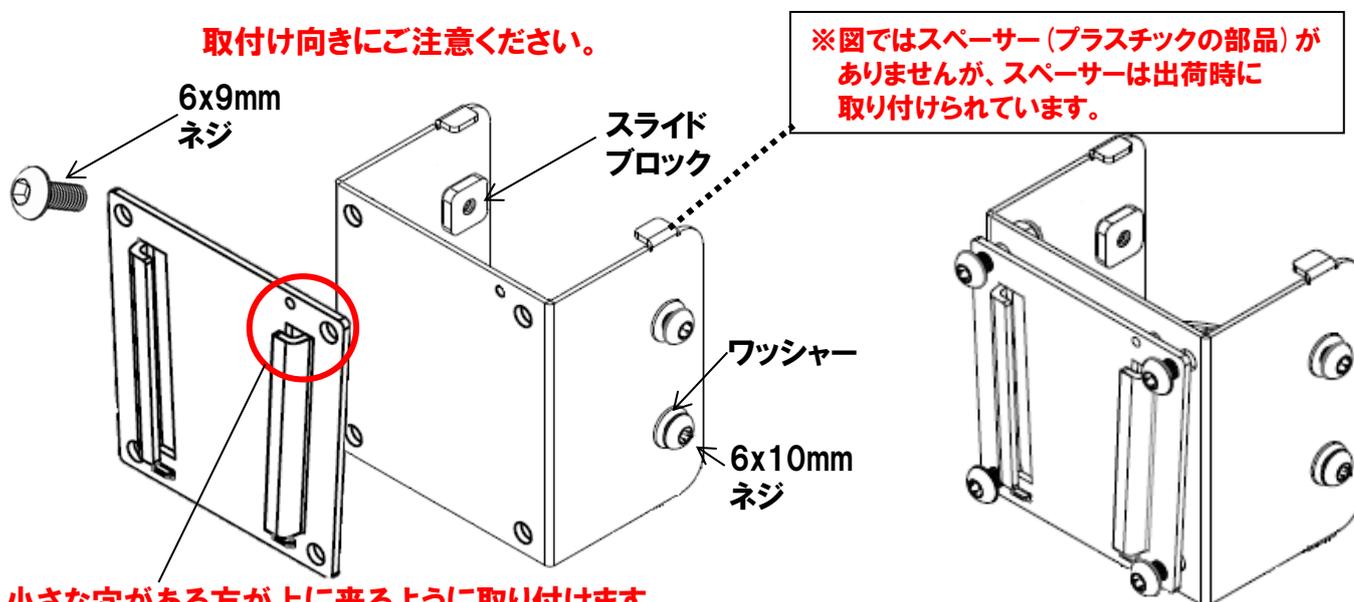


- ② 組立工程①で用意した支柱アダプターを、支柱の両サイドの溝に差し込み、任意の位置までスライドさせ、本体付属品のアレンで固定します。



前面

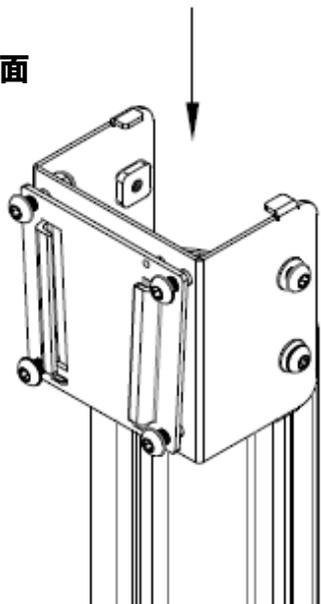

背面

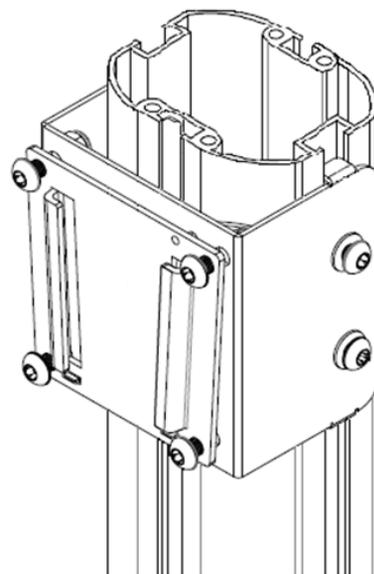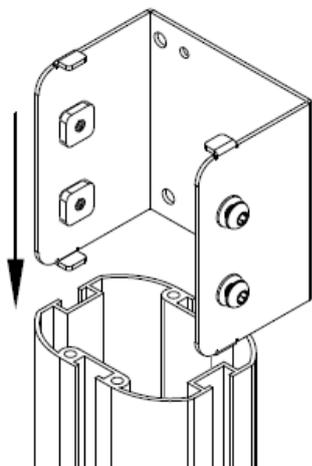

- ③ モニターアームをアームホルダーに差し込みます。支柱にキャップを取付けて完成です。
※落下のおそれがありますので、部品がしっかり固定されているかご確認ください。

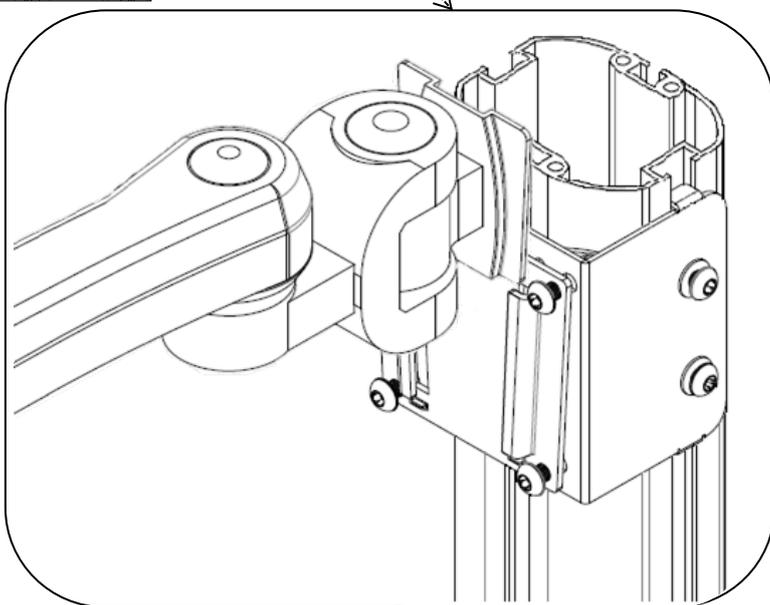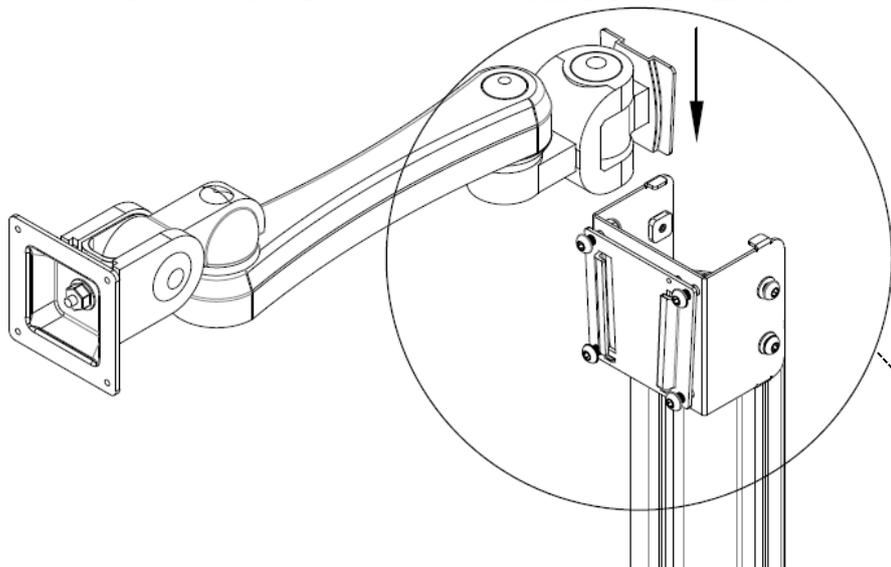

アームを組み立てる

部品一覧

小ネジ(9個/予備含む)




ナット(1個)




ネジ(2個/予備含む)



ケーブルカバー(1個)

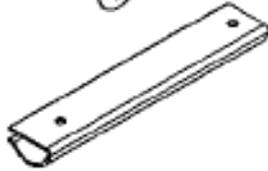

接続プレート(1枚)

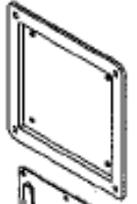

引っかけプレート(1枚)



レンチ(1個)



アレン5mm、4mm(各1本)



- ① (VESA規格100mmサイズのディスプレイを使用する場合は手順①を行い、それ以外は①を行わず②に進んでください)

モニターアームに接続プレートを取付けます。小ネジで内側の4ヶ所を固定してください。


(外側の穴はディスプレイを取付けるために使用します。ディスプレイの裏側のネジ穴とプレート外側の穴を合わせ、小ネジで固定してください。なお、ディスプレイの取付けは、アームを支柱の取り付け後に行うことをお勧めいたします。)

外側の穴


(VESA規格のディスプレイに接続用)

内側の穴


(アームと接続プレートの接続用)

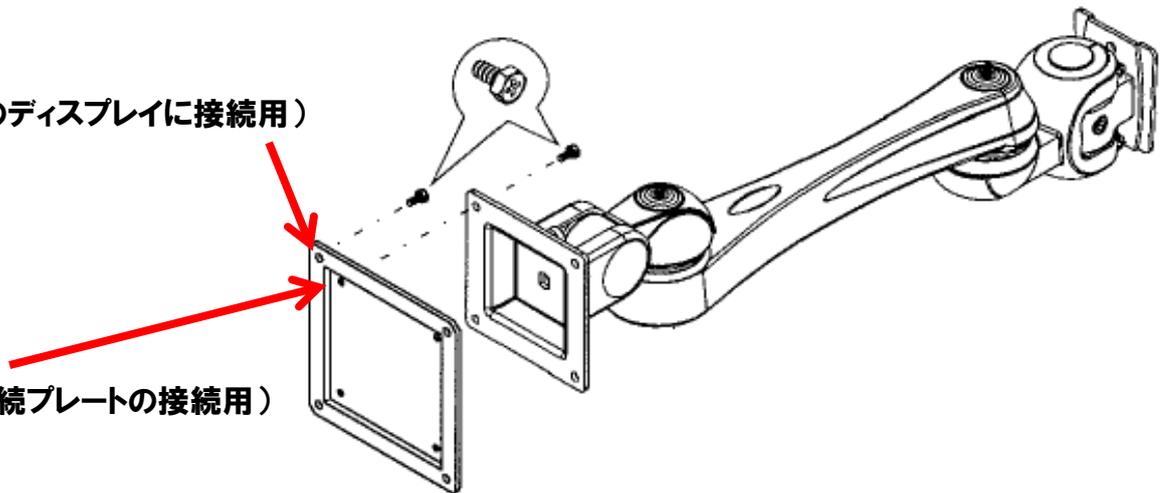

- ② モニターアームにケーブルカバーを取付けます。小ネジで2ヶ所固定してください。

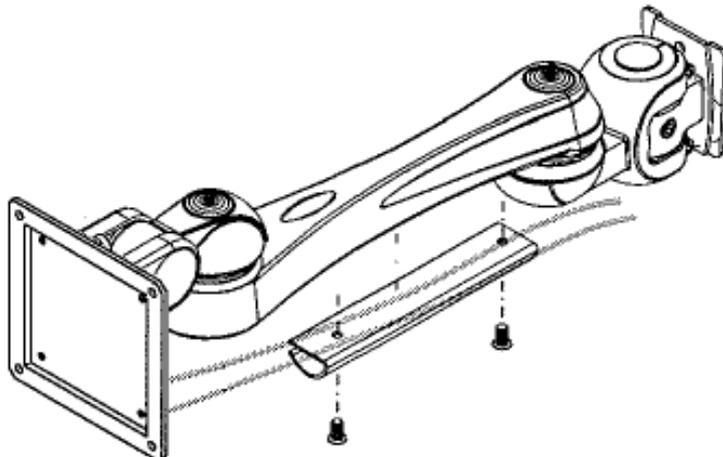


③ アームを支柱に取付けた後、取れないように引っ掛けプレートの穴にネジとナットを固定します。

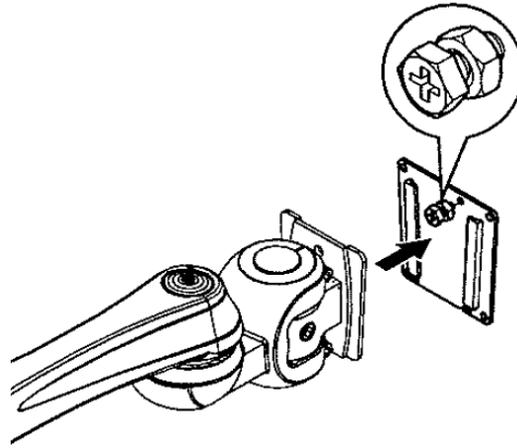


アームを動かす/動きを固定する


アームの全体の左右の動きを調整するには、アーム根元あたりにある側面のネジを4mmアレンで調整します。アームの動きをスムーズにしたい場合はネジをゆるめ、アームを固定したい場合はきつく締めてください。

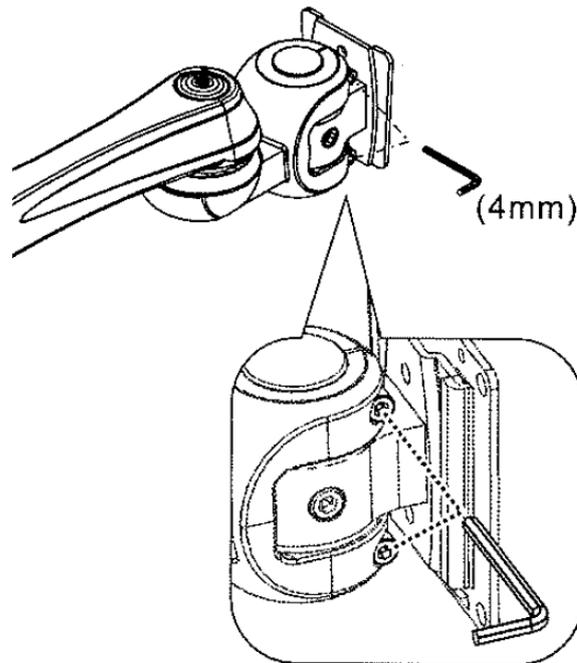


アームの先端の左右の動きを調整するには、先端の下にあるナットをレンチを用いて調整します。アームの動きをスムーズにしたい場合はナットをゆるめ、アームを固定したい場合はきつく締めてください。

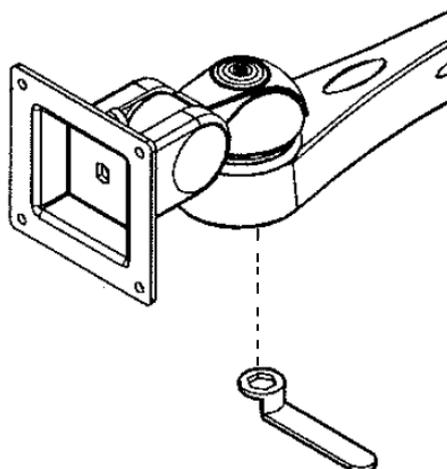


ノートPCホルダーを本体につける

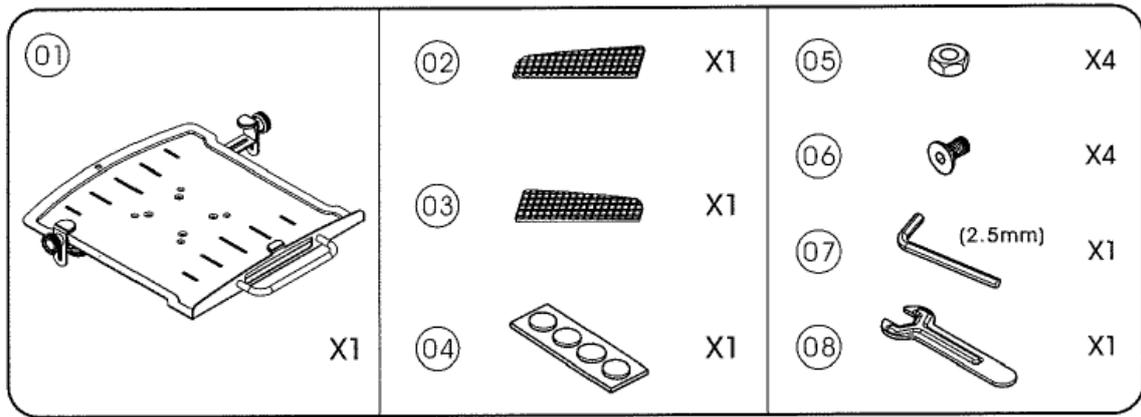


① まずは保護シール(部品02、03、04)を貼っていきます。下の図に従い、シールを貼ってください。

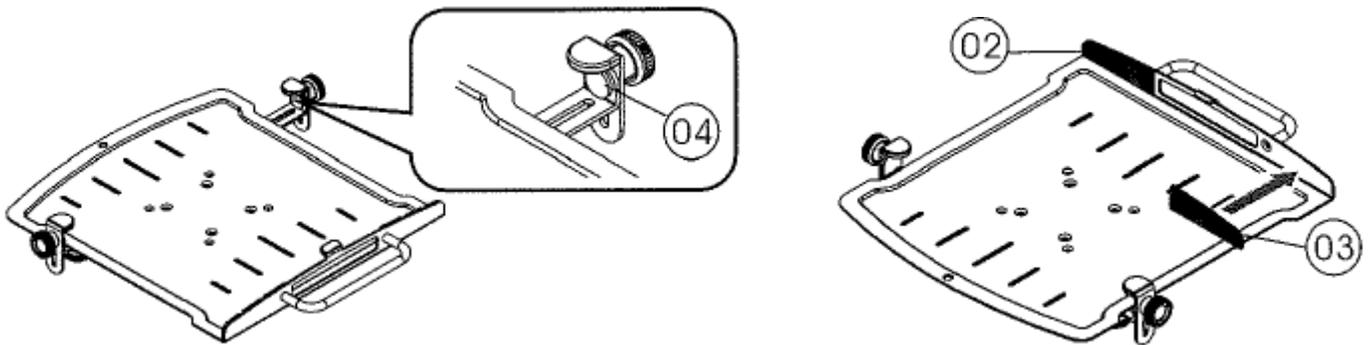


② 2.5mmアレン(07)とレンチ(08)を使い、モニターアームのベース部にノートPCホルダーをネジで取付けます。

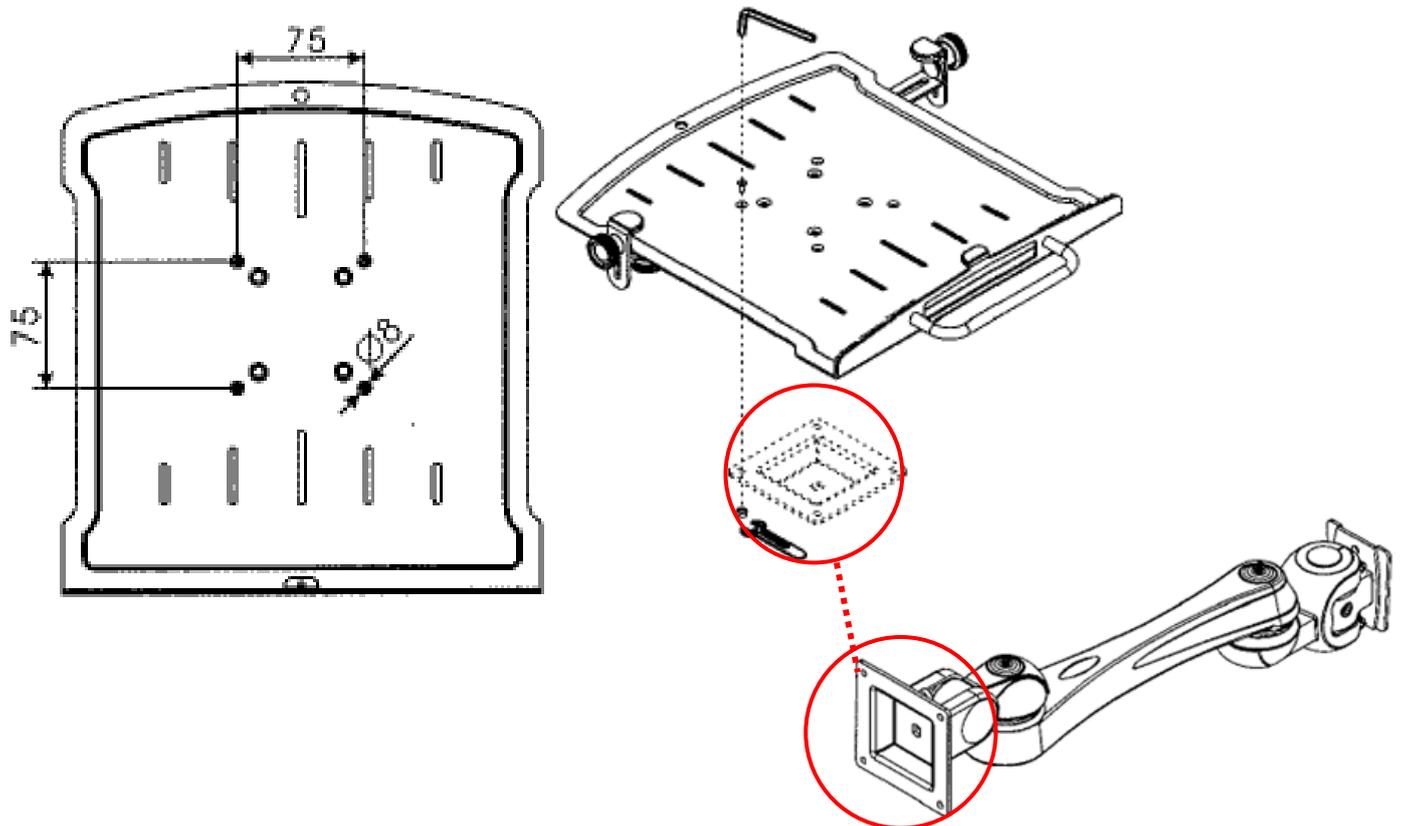

- ③ ノートPCの大きさに合わせ、
クランプの位置を決めて固定します。

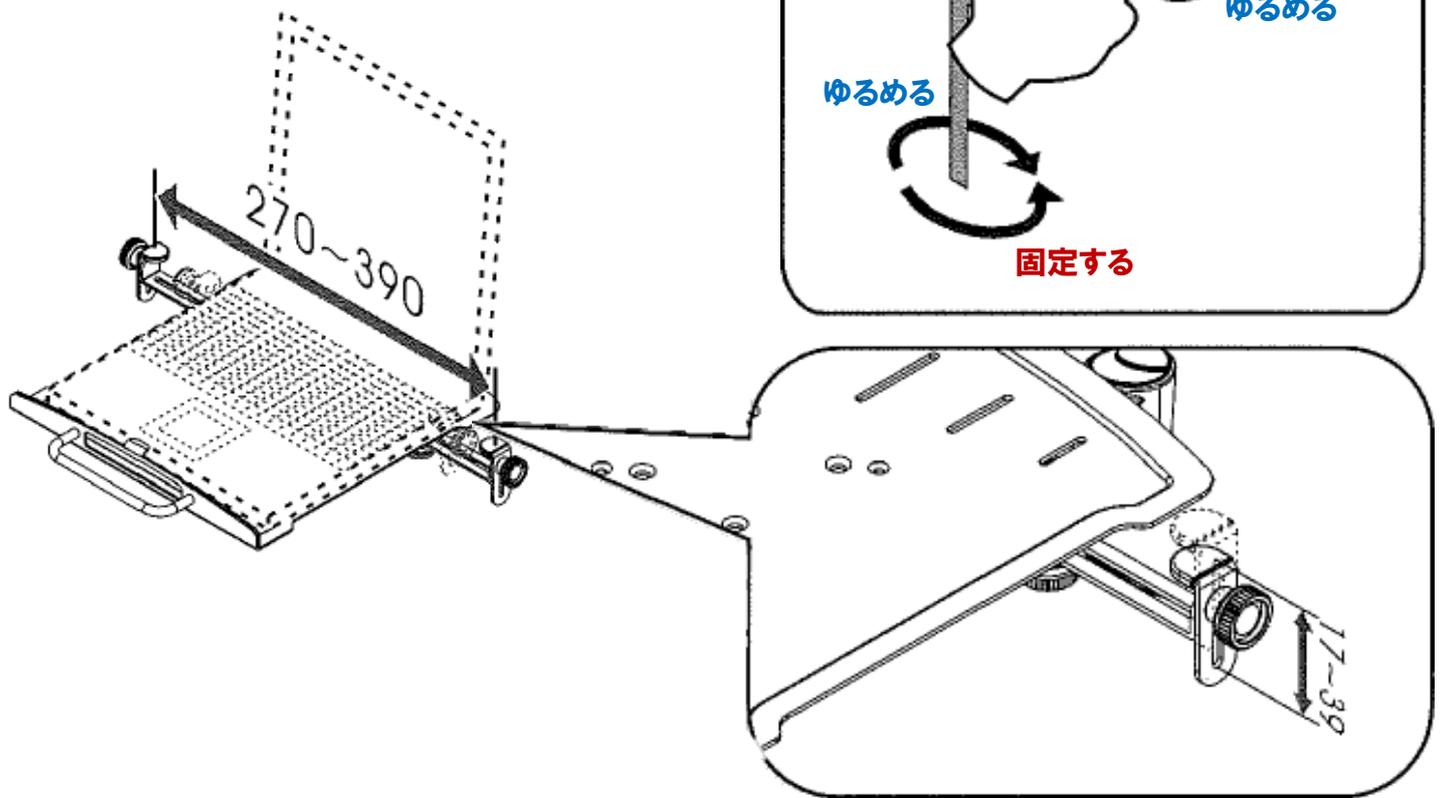

- ④ 市販の盗難防止ワイヤーを使用できるように、キーホールもごさいます。

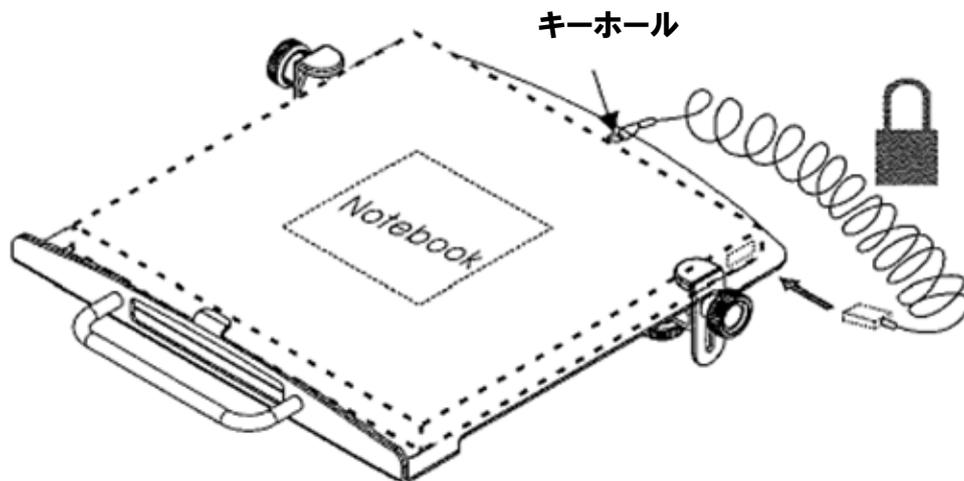

仕様

サイズ (W×D×H)	本体／500×610×1350mm 天板／455×360×30mm 引出し／455×360×140mm バスケット／200×200×150mm
耐荷重	引出し・棚・モニターアーム・バスケット／10kg ベース部／70kg
材質	支柱／アルミ ベース・棚・引出し・モニターアーム／スチール（パウダーコート） カバー／ABS樹脂

Made in Taiwan

保証規定	保証書																
<ol style="list-style-type: none"> 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。 <ul style="list-style-type: none"> ・誤使用、不当な修理・改造による故障。 ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。 ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。 ・接続している他の機器が原因による故障。 ・車両・船舶等での使用による故障。 ・消耗部品、付属部品の交換。 ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。 ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 	<p>本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定1に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。</p> <table border="1"> <tr> <td>品名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>品番</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証期間</td> <td>お買い上げ日より1年間</td> </tr> <tr> <td>お買い上げ日</td> <td>年 月 日</td> </tr> <tr> <td>お名前</td> <td>様</td> </tr> <tr> <td>ご住所</td> <td>TEL.</td> </tr> <tr> <td>取り扱い店名</td> <td>担当者印</td> </tr> <tr> <td>住所</td> <td>TEL.</td> </tr> </table>	品名		品番		保証期間	お買い上げ日より1年間	お買い上げ日	年 月 日	お名前	様	ご住所	TEL.	取り扱い店名	担当者印	住所	TEL.
品名																	
品番																	
保証期間	お買い上げ日より1年間																
お買い上げ日	年 月 日																
お名前	様																
ご住所	TEL.																
取り扱い店名	担当者印																
住所	TEL.																

 **アズワン株式会社**

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません