

取扱説明書

Instruction Manual

ピペットコントローラー


2-3827-01~04

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図



製品写真

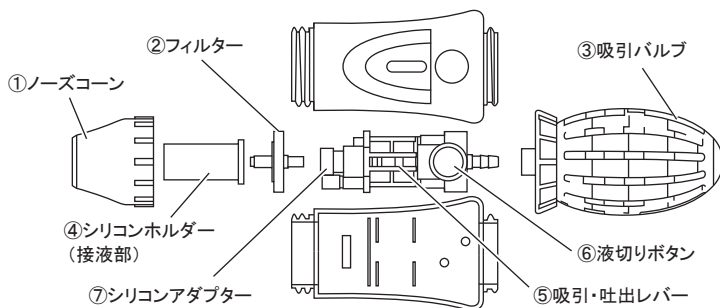

⚠ 注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- 接液部はシリコン製です。シリコンを侵食する液体は使用しないでください。
- 本商品は、ピペット操作専用です。ピPETTING操作以外には使用しないでください。

操作方法

- 1** ピペット装着前
ピペットを本体に取り付ける前に、③吸引バルブを凹むまで強く握ってください。
- 2** ピペット装着
ノズコーン内部の④シリコンホルダーの穴にピペットを深く差し込んでください。
※破損の原因になる為、過度に強く差し込まないでください。
- 3** 液体吸引
本体を垂直に保ち、ピペット先端部を下にした状態で、ピペットを吸引する液体につけてください。
その後、⑤吸引・吐出レバーを上へ上げ液体をゆっくり吸引してください。
※液の吸いすぎによりフィルター破損の原因となる為、急激なレバー操作は行わないでください。
- 4** 液体分注
容器を斜めにし、ピペット先端部を容器の壁面に付けた状態で、⑤吸引・吐出レバーを下へ下げ液体を分注してください。
- 5** 液体を出し切る
⑤吸引・吐出レバーを一番下にした状態でもピペット先端部に残液がある場合は、⑤吸引・吐出レバーから手を離し、⑥液切りボタンを押してください。
- 6** ピペット取り外し
ピペットの根元を持ち、④シリコンホルダーからゆっくりねじりながら取り外してください。

7 フィルター交換

フィルター汚染等によりフィルター交換が必要になった場合は、下記手順で交換してください。

- ①ノーズコーンを回転させて取り外す。
- 古いフィルターとフィルター上部の⑦シリコンアダプターを引っ張って取り外し、新しいものに交換する。

※フィルター上部の⑦シリコンアダプターは再利用しますので捨てないでください。

- ①ノーズコーンを再び取り付けます。

8 リークテスト

フィルター交換後は、ピペット先端部から液漏れをしないか下記手順で確認してください。

- ピペットを本体に取り付ける。
- ピペットの半分位の容量まで液体を吸引する。
- 受皿を用意し、受皿上方でピペットを保持し、ピペット先端部から液漏れしないか確認する。

※確認時に液漏れをした場合は、7の手順で分解し、もう一度組み立ててください。

仕様

接液部材質	シリコン (④シリコンホルダーのみオートクレーブ可)
適合ピペット	0.1～100mL
適合ピペット外径	φ5.0 ～ 8.0mm
全長	204mm
フィルター	孔径/3μm、疎水性
オプション品	品番:2-3827-11 交換用フィルター(1枚) 17000760

品番	色
2-3827-01	青
2-3827-02	赤
2-3827-03	緑
2-3827-04	黄

※改良のため仕様および外観を予告なく変更することがあります。

保証規定

- 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - 接続している他の機器が原因による故障。
 - 車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の際は左記保証規定により修理いたします。

品名	ピペットコントローラー
型式	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お名前	様
ご住所	TEL
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

 <https://help.as-one.co.jp/q>

 **アズワン株式会社**

第3版 2020年2月作成
Made in China