

# 取扱説明書

Instruction Manual

## 作業台 (引出し付)



この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。  
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために、『取扱説明書』をお読みになって正しくお使いください。またお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに保管してください。

### ご使用時の注意事項

- 作業台として以外の目的では使用しないでください。
- 本製品は凹凸のない平坦な場所で使用してください。
- ご使用の際はキャスターのストッパーをロックした状態で使用してください。

### 製品の特長

- ステンレス製のスタンダードな作業台です。
- キャスター付で移動や清掃に便利です。
- 天板の端はラウンド処理していますので、当たりがやわらかくなっています。



ラウンド処理

### お手入れ方法

- 本製品が汚れた際は、乾拭きするか硬く絞った柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

## 製品仕様

品番	7-7971-01	7-7971-02	7-7971-03	7-7971-04	7-7971-05	7-7971-06
型番	0960CD	1260CD	1560CD	1860CD	0975CD	1275CD
仕様	片面式					
製品寸法(mm)	900×600×850	1200×600×850	1500×600×850	1800×600×850	900×750×850	1200×750×850
引出し内寸法(mm)	300×425×125					
引出し数	2	3	3	4	2	3
耐荷重	150kg(均等荷重)					
材質	天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)					
キャスター	Φ75mmゴム製(対角ストッパー付)					

品番	7-7971-07	7-7971-08	7-7972-01	7-7972-02	7-7972-03	7-7972-04
型番	1575CD	1875CD	0990CD	1290CD	1590CD	1890CD
仕様	片面式		両面式			
製品寸法(mm)	1500×750×850	1800×750×850	900×900×850	1200×900×850	1500×900×850	1800×900×850
引出し内寸法(mm)	300×425×125					
引出し数	3	4	4	6	6	8
耐荷重	150kg(均等荷重)					
材質	天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)					
キャスター	Φ75mmゴム製(対角ストッパー付)					

## 製品保証について

### 保証規定

- 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - 本品納入後の移動や輸送等による落下等による故障。
  - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - 接続している他の機器が原因による故障。
  - 車両・船舶等での使用による故障。
  - 消耗部品、付属部品の交換。
  - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

### 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品名	
型式	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お名前	様
ご住所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL.

## アズワン株式会社

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

E-mail [repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

MADE IN JAPAN  
2020年3月初版作成