

# 取扱説明書


Instruction Manual

## クリーンウェア保管庫

3-1500-03:CWS-15

### 目 次

安全上のご注意	.....1
部品の確認	.....2
部品の名称	.....2
ご用意いただくもの	.....3
組立方法	.....3~5
お手入れ方法	.....5
製品保証について	.....6

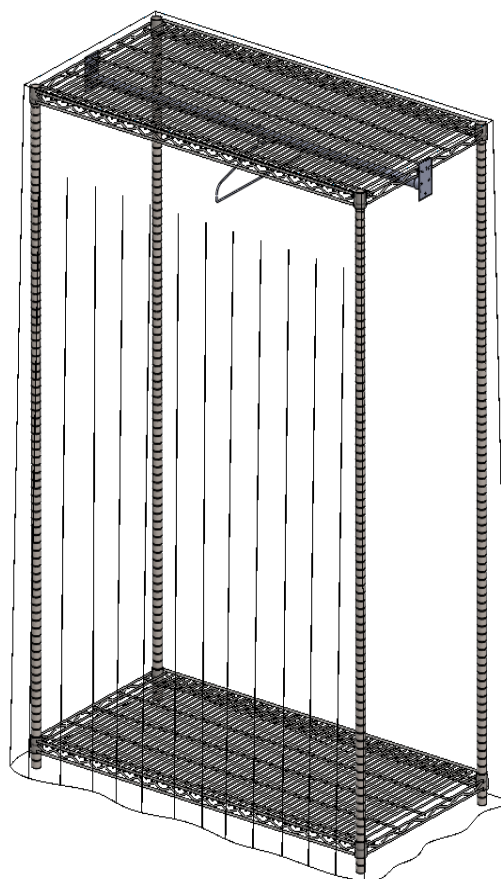

### お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読み  
になって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ  
に大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用  
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ  
ところに添付して下さい。

**アズワン株式会社**

## 安全上のご注意

安全上のご注意は、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

安全にご使用下さいますようお願い申し上げます。



**警告**…使用者が死亡あるいは重症を負う可能性が想定される場合、または物的損害が発生する頻度が高い場合。



**注意**…使用者が傷害を負う危険が想定される場合、または物的損害のみの発生が想定される場合。



### 警告

- ・揮発性、引火性のあるものや火気の近くでの使用はしないで下さい。火災や有毒ガスの発生の原因になります。
- ・設置時は、床が水平でしっかりとした所に設置して下さい。



### 注意


- ・周囲温度0～40℃の範囲内で使用して下さい。特に、直射日光下や発熱体の近くなど、高温の場所で使用しないで下さい。本体が変質したり、変形したりする原因になることがあります。
- ・屋外での使用はしないで下さい。本体が変質する原因になることがあります。
- ・地震等の保安のため、転倒防止を施して下さい。

## 部品の確認

お手数ですが、下記の部品をご確認の上、組立いただきますようお願い申し上げます。

名称	規格	個数	備考
A-①本体柱	φ25.4×L1790	4本	ニッケルクロムメッキ加工
A-②本体棚	600×1200	2個	
A-③スリーブ		8個	
A-④ハンガーパイプ	SUS430 化粧パイプ φ25×1.2t	1本	
A-⑤ハンガーパイプ取付金具	SUS430 1.2t	2個	
A-⑥板ナット	SUS430 2t	2個	
A-⑦差込パイプソケット	φ25	2個	
A-⑧取り付けネジ (なべ小ネジ (P3))	M4×12	4個	ハンガーパイプ取付金具用
A-⑨取り付けネジ (皿ネジ)	M4×5	6個	差込パイプソケット用
B-①かぶせ用シート	セイデンシート	1枚	透明

## 部品の名称

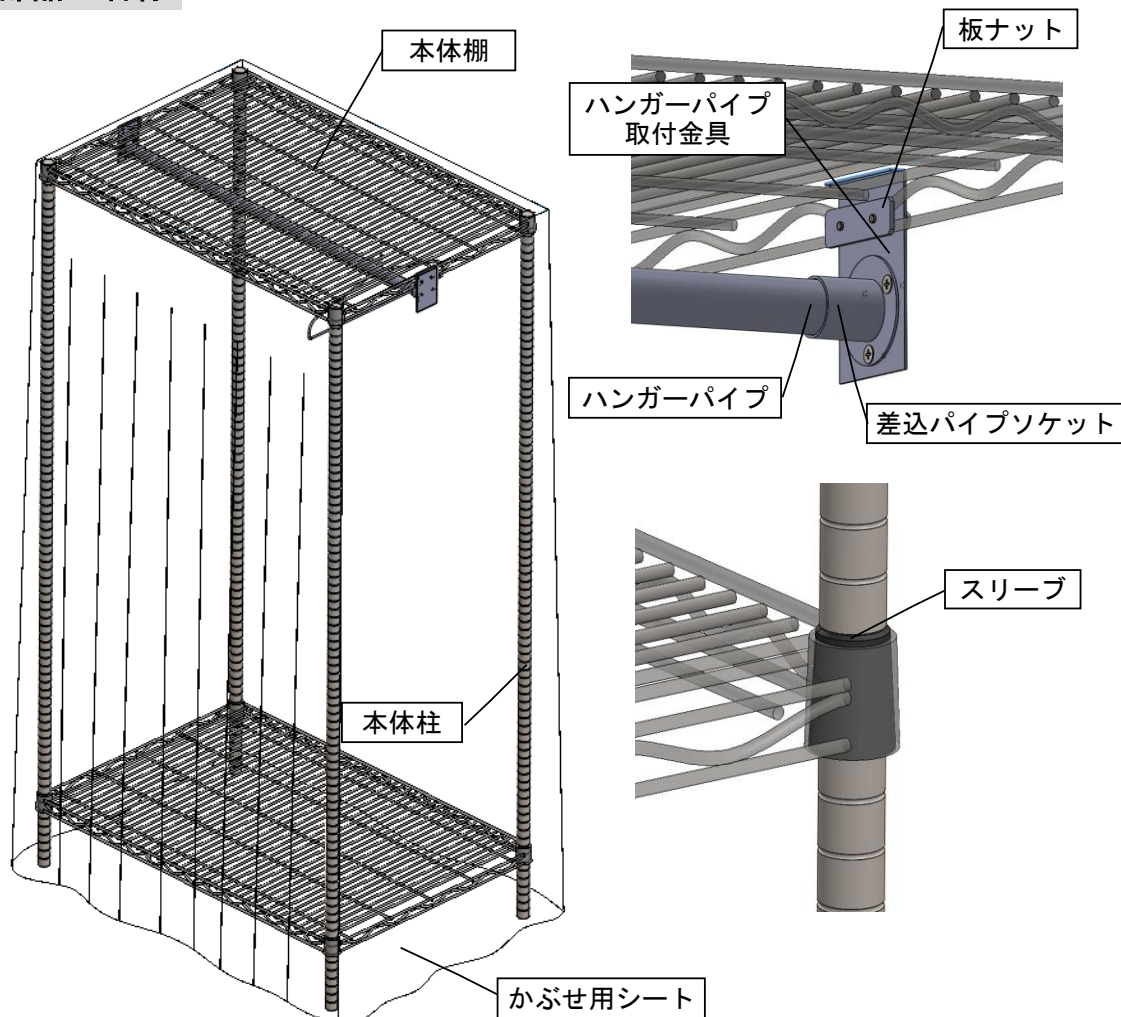

## ご用意いただくもの

- ・ゴム製ハンマー
- ・プラスドライバー

## 組立方法

### 1. 本体の組み立て

使用部材：A-①本体柱＝4本

A-②本体棚＝2個

A-③スリーブ＝8個

A-①本体柱の上下を確認します。A-①本体柱に刻まれた溝が棚の位置です。

4本のA-①本体柱の同じ高さの溝にマジック等で印を付けておくと組み立て易くなります。

A-①本体柱の1番下側に付いた印にA-③スリーブを挟むようにセットして下さい。

A-③スリーブの内側の凸部がA-①本体柱の溝にはまるように確実に取り付けて下さい。

(A-③スリーブは厚みのある方が下に向くように取り付けます。)【図1 (A)】

A-②本体棚を横にして四隅の穴にA-①本体柱をA-③スリーブ部分まで差し込みます。

【図1 (B)】

A-①本体柱を起こし、A-②本体棚をゴム製ハンマーなどで叩いてA-③スリーブ部分に押し込みます。(棚がキズつかないように当て布をして下さい。)

同様に、上段のA-②本体棚を取り付けます。【図1 (C)】

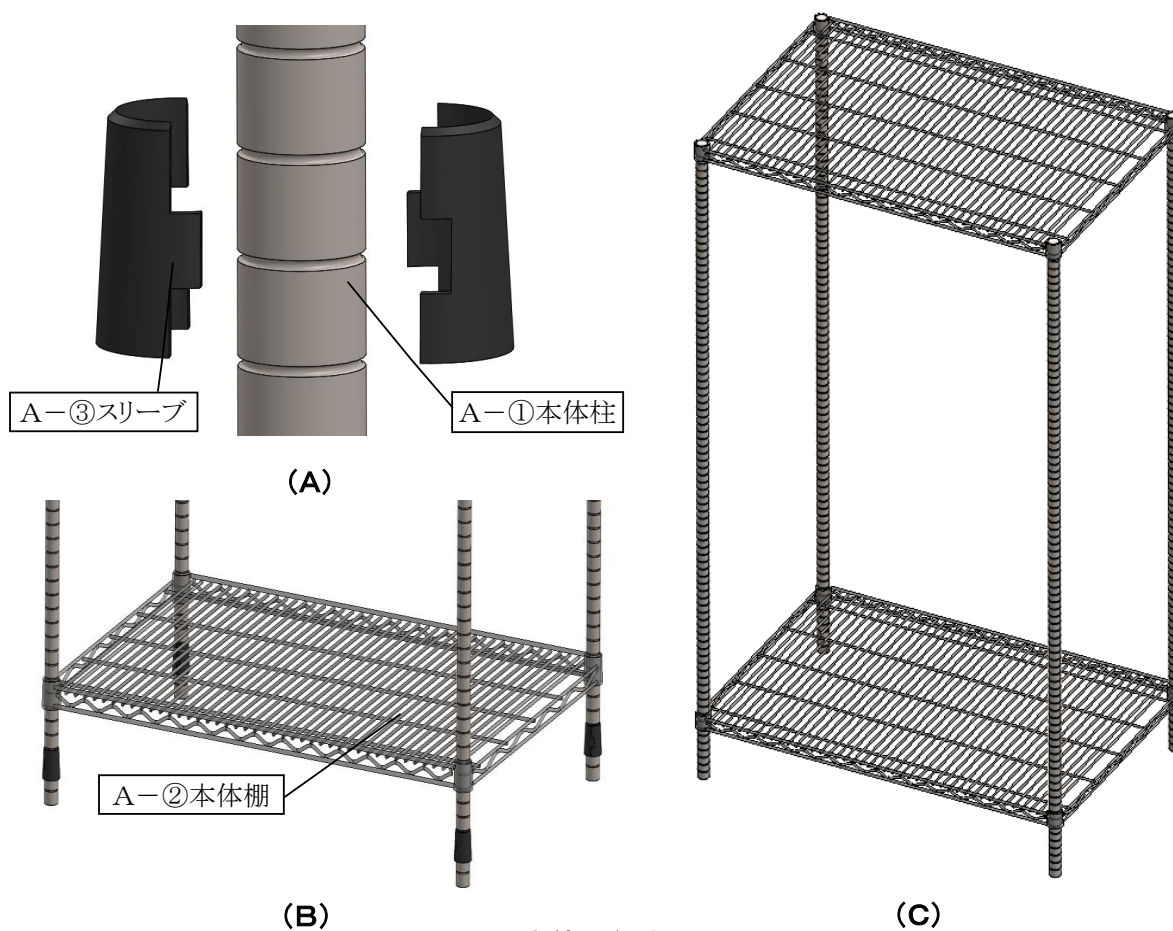


図1. 本体の組立

## 2. ハンガーパイプの取り付け

使用部材：A-④ハンガーパイプ＝1本

A-⑤ハンガーパイプ取付金具＝2個

A-⑥板ナット＝2個

A-⑦差込パイプソケット＝2個

A-⑧取り付けネジ（なべ小ネジ（P3））＝4個

A-⑨取り付けネジ（皿ネジ）＝6個

1で組み立てた本体の上段の棚の左右に、A-⑤ハンガーパイプ取付金具を引っ掛けて、A-⑥板ナットで棚と挟み込み、プラスドライバーを使用し、A-⑧取り付けネジ（なべ小ネジ（P3））で固定します。

A-④ハンガーパイプを、A-⑦差込パイプソケットに取り付けます。

A-⑤ハンガーパイプ取付金具に、A-⑦差込パイプソケットを、A-⑨取り付けネジ（皿ネジ）で固定します。


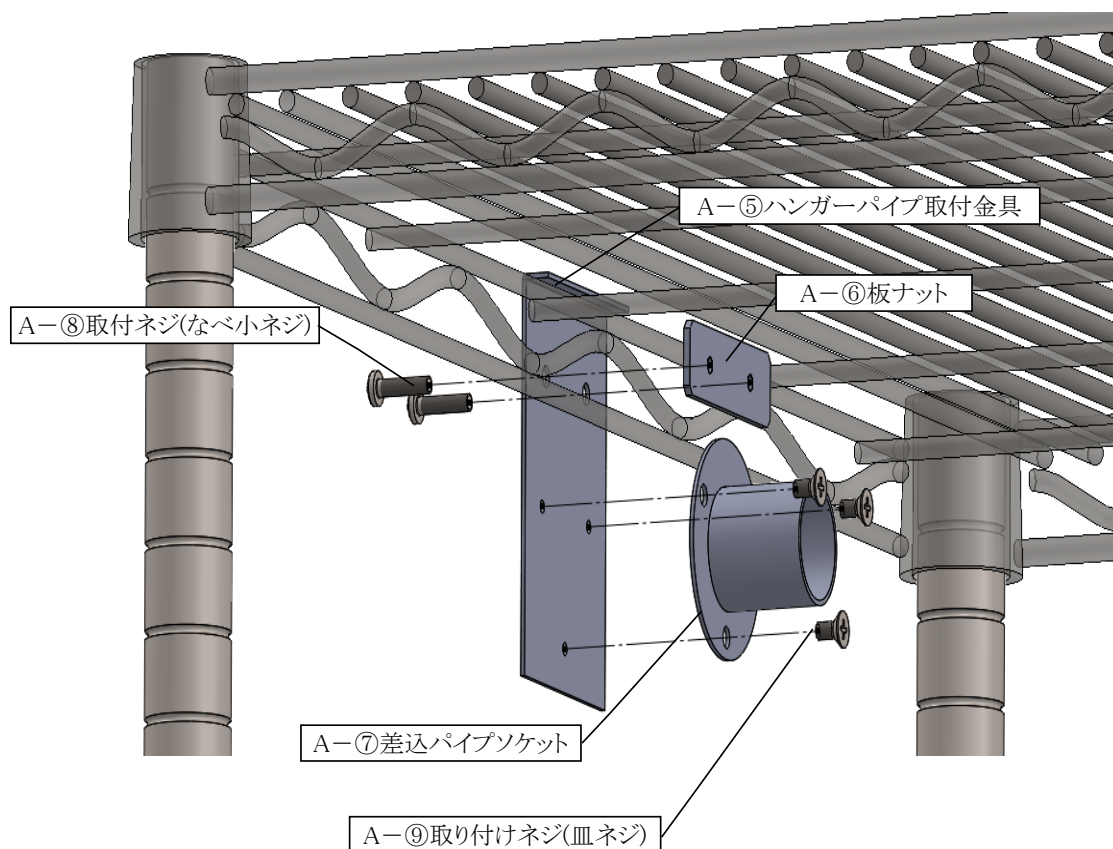


図2. ハンガーパイプの取り付け

### 3. かぶせ用シートの取り付け

使用部材：B-①かぶせ用シート＝1枚

入り口となる面を確認して、本体に**B-①かぶせ用シート**をかぶせます。

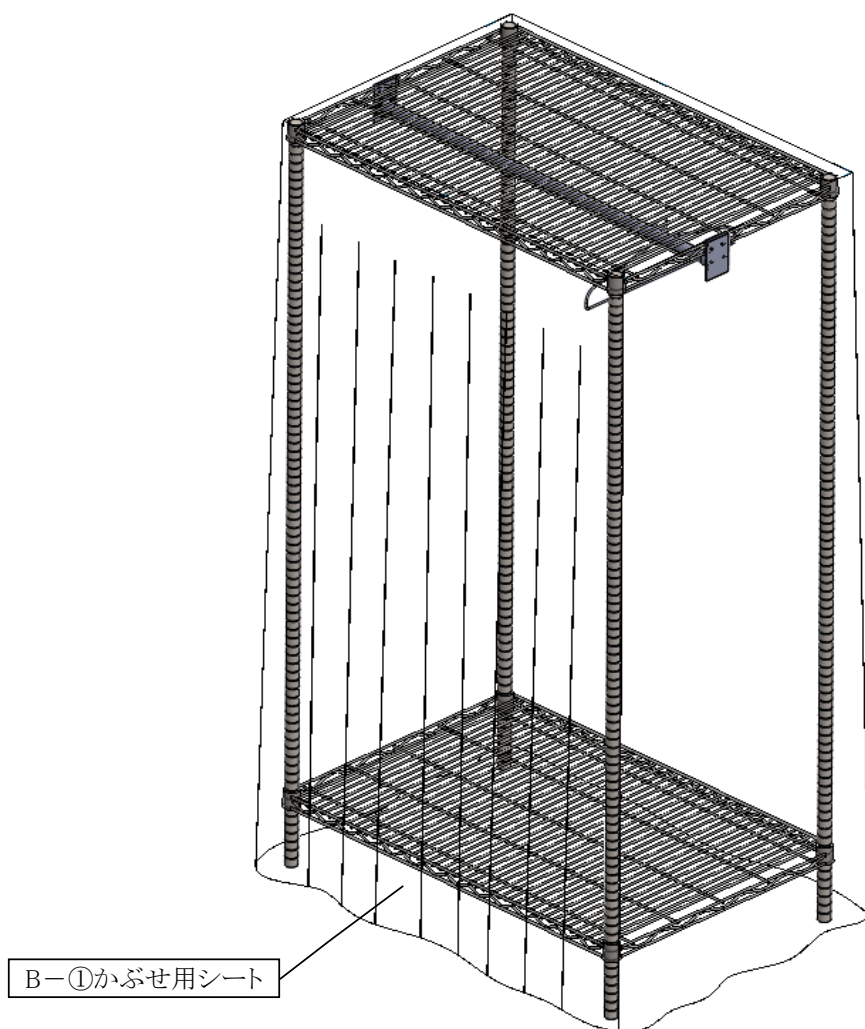

B-①かぶせ用シート

## お手入れ方法

### ■本製品のクリーニング

- ・ 本製品の汚れをとるときは、柔らかい布に水か中性洗剤を少量含ませて軽く拭いてください。



## 製品保証について

### 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	クリーンウェア保管庫		
型式	CWS-15		
機番			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL：		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL：		

**▲アズワン株式会社**

#### 〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・ 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
  - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
  - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
  - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
  - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

**▲アズワン株式会社**

#### ■商品についてのお問い合わせは

##### カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ  
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

#### ■修理・校正についてのお問い合わせは

##### 修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問い合わせ  
専用E-mail

[repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

原産国：日本  
2020年2月第2版