


取扱説明書

耐震固定具 (ETTASシリーズ用)

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

■本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために必ず、この『取扱説明書』をお読みの上正しくお使い下さい。また、製品を末永くご使用いただくために、この『取扱説明書』は大切に保管してください。

設置上の安全に関する注意  注意


- ・製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。




- ・水平で安定したところに固定して下さい。不安定なところに設置すると本体が転倒したり、収納物が、転倒、落下する恐れがあります。また、平坦で頑丈な床に固定してください。
- ・アンカーボルトは床の構造や材質などの条件に合ったものを選定してください。条件に合わないものを使用しますと、外れてしまう恐れがあります。
- ・水が掛からないところに設置してください。水が掛かるところに設置しますと固定金具が腐食し破損する恐れがあります。

取付方法

- ・ETTASシリーズの定温乾燥機、インキュベータ本体を準備します。
(必ず棚板や収納物は取り除いた状態で作業を行ってください。)
- ・周りの安全を確認してから下記の作業を行います。

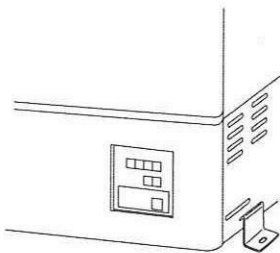

- ①耐震固定具(上部フック部)を本体側面下部の固定具取付孔に確実にセットします。

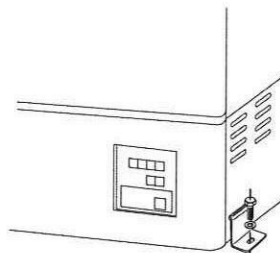

- ②耐震固定具と床面をアンカーボルトで仮固定します。

- ③本体4ヵ所とも同様に固定金具を取り付けます。

- ④固定金具が本体に確実に取り付けられていることを確認したのち、アンカーボルトで床に固定します。
(必要に応じてボルトを増し締めしてください。)

※床の構造や材質などの条件に合ったアンカーボルトを選定してください。
床に合わないアンカーボルトを使用すると確実に固定できない恐れがあります。



注意

作業を行う場合は安全に十分に配慮して行ってください。無理な取付け作業は絶対におやめください。

仕様

●材質 スチール/ETKK-ST、ステンレス製(SUS304)/ETKK-SUS ●M6固定ボルト用

●寸法(mm) 54×30×37.5 ●厚さ 1.6mm/ETKK-ST、1.5mm/ETKK-SUS

※インキュベーターSMIW/MIW-600V、SIW/IW/SMIW/MIW-900シリーズには本固定具は取付けられませんのでご注意ください。

※MIW-300Vは全面左右2個の取付けになります。

■商品についてのお問い合わせは

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

フリーダイヤル TEL 0120-700-875
FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>