

セルスターCS-101/CC-301/CC-303 取扱説明書

本装置をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上末永くご愛用ください。

<操作手順>

1. 設置場所
コントローラーCC-301/CC-303 の設置場所はホコリ、水、溶剤、腐食性ガス等のある場所はさけてください。
2. セルスターCS-101 の接続
コントローラーCC-301/CC-303 の裏面にありますソケットにセルスターCS-101 のプラグを接続します。
3. AC コードの接続
AC コードを接続する際は、パワースイッチが「OFF」、スピードボリュームは「最小」、の位置にあることを確認してから AC コンセントに確実に接続してください。
4. 運転開始
パワースイッチを「ON」にします。(表示ランプが点灯します。)
スピードボリュームツマミを回転させて攪拌の強弱を調整します。
(時計方向に回転すると強められます。)
5. 運転の終了・中止
運転を終了・中止したい場合はスピードボリュームツマミを半時計方向に回してパワースイッチを「OFF」にします。長時間運転を中止する場合には AC コードをコンセントから外すようにしてください。

<CS-101 ご使用方法での注意・警告>

1. 使用環境許容範囲 温度 0～50℃ 湿度 20～80% 結露なきこと
2. 運転時間 連続・積算1000時間以上使用されますと、摺動部であるブラシ・軸受などが摩耗・発熱を起こし、モーターの寿命が短くなるおそれがあります。
3. 5φ×10mm以上のスターラバーをご使用の場合や、スターラ回転の中心を外したご使用方法は、モーター寿命が短くなるおそれがあります。(推奨スターラバーサイズ 4φ×6mm)
4. 生活用防水の為、水槽等の完全水没・浸した状態でのご使用はできません。

<仕様>

スターラ部 (CS-101)

回転速度・・・100～1000rpm

外形寸法・・・φ23×18Hmm

本体材質・・・アルミアルマイト

シリコンモールド仕上げ

制御方式・・・IC 回路定電圧コントロール

電源・・・AC100V 50/60Hz

モーター・・・超小型 DC コアレスモーター

リード線・・・2芯シールド線×長さ 120mm

本体外寸法・・・90W×180D×60Hmm

コントローラー部

出力端子 (CC-301) 同一出力ジャック3個

(CC-303) 単独出力ジャック3個

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター
フリーダイヤル 0120-700-875
FAX 0120-700-763
問い合わせ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

■修理・校正についてのお問い合わせは
テクニカルセンター
フリーダイヤル 0120-788-535
FAX 0120-788-763
問い合わせ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。