

取扱説明書

Instruction Manual

モバイルカート, ポールシェルフ (角柱タイプ)

MC40, 41, 42, 403-I

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読みになって、
正しくお使い下さい。
『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管して下さい。
また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用者となられる方が
安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つところに添付して下さい。




MC41完成例



安全上のご注意

この取扱い説明書では製品を安全に正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って安全にご使用いただくようお願いいたします。

警告表示とその意味




 注意	誤った取扱いをすると、傷害を負う危険および物的損害のみの発生が想定される場合。
---	---

安全確保の図記号

	製品の取扱いにおいて、一般的な注意、禁止事項を示す。
	使用者に対し指示に基づく行為を強制する。

使用運転時の注意事項

安全にお使いいただくために下記事項をお守り下さい。

 注意	
 禁止事項	<ul style="list-style-type: none"> ●転倒し怪我をする恐れがありますので本機の上に立ち上がったり、踏み台として使用したりしないで下さい。 ●本機の上に腰掛けたり、重いものを載せたりしないで下さい。 ●傾斜のある場所で停車させないで下さい。 ●棚板耐荷重は1段当たり約50kg、総耐荷重は100kgとなっており、積載する際は偏った積載をしないで下さい。
 強制事項	<ul style="list-style-type: none"> ●停車させる場合は、必ずキャスターにブレーキをかけて下さい。 ●段差を乗り越える場合や傾斜のある場所を移動する場合は、積載物が落下しないように注意して下さい。 ●異常を発見した場合は使用を中止して下さい。

内容物

●梱包内容


製品開梱時に下記の部品表を参考に、対応した正しい部品が必要数あることを確認して下さい。

型番	①キャップ (個)	②ハンドル (個)	③棚板 (枚)	④支柱 (本)	⑤キャスター
MC40	2	1	2	4	4 (φ75mm) 内2輪ストッパー付
MC41			3	8	
MC42	4	0	4	12	4 (固定足)
403-I					


①キャップ




②ハンドル

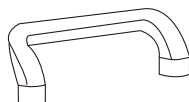


③棚板

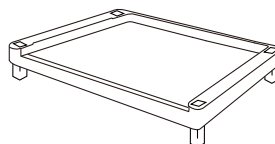

④支柱

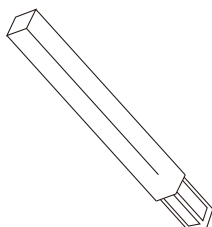


⑤キャスター

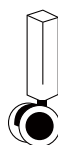

⑤固定足 (403-Iのみ)



組立方法

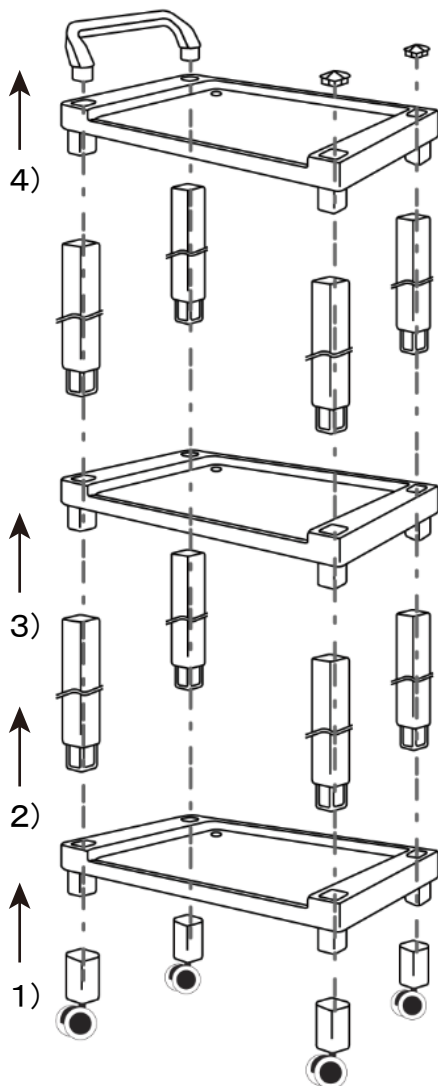

- 1) ⑤キャスターあるいは固定足を③棚板の四隅に挿入して下さい。
ストッパー付キャスターは対角に配置することをお勧めします。
- 2) ④支柱下部を先程の③棚板の四隅に上から挿入して下さい。
- 3) 取り付けしていない③棚板の四隅を上から
取り付け済み支柱上部に挿入して下さい。



注意 棚板3段、4段タイプに関して

棚板3段、4段タイプのみ、2)と3)の手順をもう一度繰り返し
1段目および2段目を取り付けて下さい。


- I) 取り付けしていない④支柱下部を先程の棚板の四隅に
上から挿入して下さい。
- II) 取り付けしていない③棚板の四隅を上から取り付け済み
支柱に挿入して下さい。

- 4) 最後に①キャップと②ハンドルを
取り付け済み棚板の四隅に挿入して下さい。



注意

ハンドル無しのタイプの場合は四隅すべてに
①キャップを上から挿入して下さい。

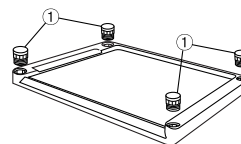

保守点検とお手入れについて



注意



強制事項

- 改造は絶対にしないで下さい。改造された場合、保証対象外になります。
- 定期的に(目安は1ヶ月に1度)各部に割れや破損、ねじの緩みが
無い点検して下さい。
- ボルトやねじによるガタツキが生じた場合は締め直して下さい。
ゆるんだままで使うと破損や転倒の恐れがあります。
- 変色・変質する恐れがありますので、クレンザー、アルコール類、
有機溶剤(ベンゼン、シンナー、トルエン等)および強酸類等を
使用しての拭き取りはしないで下さい。
- 汚れを落とす場合には、うすめた中性洗剤を使用し拭き取って下さい。

製品仕様

品番	型番	サイズ(mm)	重量(kg)	段数	耐荷重(kg)		棚板有効寸法 (mm)
					棚板耐荷重	総耐荷重	
3-6498-01	MC40	675×435×620	5.5	2	50kg/段	100kg	510×410
3-6498-02	MC41	675×435×900	8.5	3			
3-6498-03	MC42	600×435×850	8	3			
3-6494-04	403-I	600×435×1106	10	4			

●本製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

製品保証書

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	モバイルカート、ポールシェルフ（角柱タイプ）		
型式	MC40, 41, 42, 403-I		
機番			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL：		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL：		

＜保証規定＞

- 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法および使用条件、あるいは当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法および使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げ日より一年間無償修理とさせていただきます。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - 車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、および保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875 FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

アズワン株式会社

■修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535 FAX 0120-788-763

問い合わせ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

2020年4月 第2版

Made in Korea