

取扱説明書

Instruction Manual

透視度計STシリーズ

お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただく為に『取扱説明書』をお読み
になって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ
に大切に保管してください。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ
ところに添付して下さい。

■特徴

河川の水や廃水などの清濁を知ることができます。

■仕様

品番	型番	ガラス管の高さ・外径	
9-081-01	ST-30	350mm	φ 40mm
9-081-02	ST-50	540mm	φ 40mm
9-081-03	ST-100	1025mm	φ 40mm

■付属品

・アクリルケース

外寸:

ST-30	65 × 75 × 350mm
ST-50	65 × 75 × 540mm
ST-100	65 × 75 × 1025mm

・モール式ピンチコック・大(SUS201)

・標識板(PVC) φ 30mm

・シリコン管 内径 6 × 外径 9 × 60mm

・ガラス管

・アクリル製取り付けねじ付き底板(ST-100のみ)


9-081-01 (ST-30)



■使用方法

1. ガラス管のホース口にシリコン管を奥まで差し込み、ピンチコックで止めます。
2. ガラス管の中に標識板を置き、上部から検水をゆっくり注ぎ入れます。
3. 検水を満たしたのち、上から標識板を覗きながらピンチコックを緩め、少しずつ排水していきます。
4. 標識板の二重十字がはっきりと見えたところでピンチコックを閉めます。
5. 水層の高さの目盛りを読むことで透視度を知ることができます。(1cmを1度として表します。)

セッティング例(ST-100)

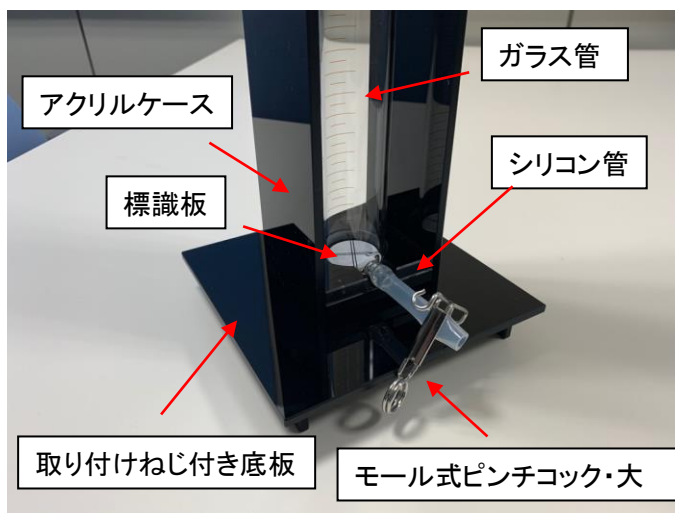

■注意事項

- ・転倒に十分注意し、使用時は必ず手でしっかり支えてください。
- ・破損による怪我等の恐れがあるため、ガラス管の扱いには十分注意してください。
- ・測定結果は環境や観測者によって差が出ると考えられるため、複数回の平均値を用いることをおすすめします。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

<https://help.as-1.co.jp/q>

お問い合わせ
専用 URL

受付時間 午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

Made in Japan

2020 年 5 月 第 2 版 作成