

取扱説明書

Instruction Manual

コンパクト洗眼器

コンパクト洗眼器 4-2769-01

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

目 次

- 1. 内容物の確認・・・・・・・・・・2
- 2. 注意事項・・・・・・・・・・3
- 3. 設置方法・・・・・・・・・・3
- 4. 使用方法・・・・・・・・・・4
- 5. 定期点検・・・・・・・・・・4
- 6. お問い合わせについて・・・・・・5



1.内容物の確認

以下の内容物が同梱されている事をご確認ください。

1. コンパクト洗眼器 (70×33×H63mm)※ボタン含まず 1個

＜材質＞

本体	: アルミニウム製
洗眼口・蛇口取り付け部	: 真鍮製
赤ボタン	: ポリアミドナイロン製
アダプタ内Oリング	: NBR製

2. 防塵カバー 2個 <材質> ポリアミドナイロン製
3. 洗眼器マークラベル (10×10cm) 1枚
4. 取扱い説明書(本書) 1冊

注) 内容物は予告なく変更する場合があります。

1



2



3



2.注意事項

●基本事項

1. ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
2. この取扱説明書はすぐに手の届く場所に保管してください。
3. この取扱説明書に記載されている方法や条件以外で使用した場合、保証対象外になる場合があります。


●ご使用前の注意事項

1. 本製品は目の怪我を防ぐため、冷水を使用してください。
2. 適合する規格のネジにのみご使用ください。
3. 室温の環境でご使用ください。
4. 屋外でご使用しないでください。


3.設置方法

1. 本商品は3種類のネジ規格に対応しています。 対応する規格の蛇口にしっかりと固定してください。
 - ①の初期状態でG3/8に対応。
 - ②の内リングを外すと、G1/2に対応。
 - ③のアダプタを外すと、M22×1に対応。
2. 付属の洗眼器マークラベルを使用する場所のすぐ近くに貼り付けてください。

●初期の状態

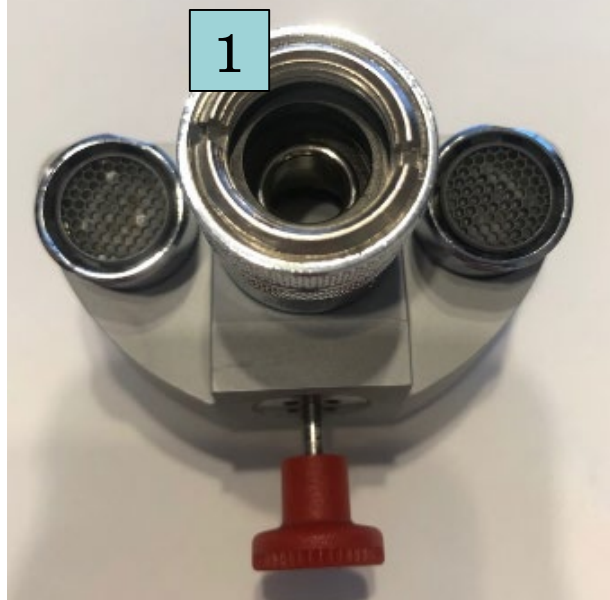


●アダプタを外した状態

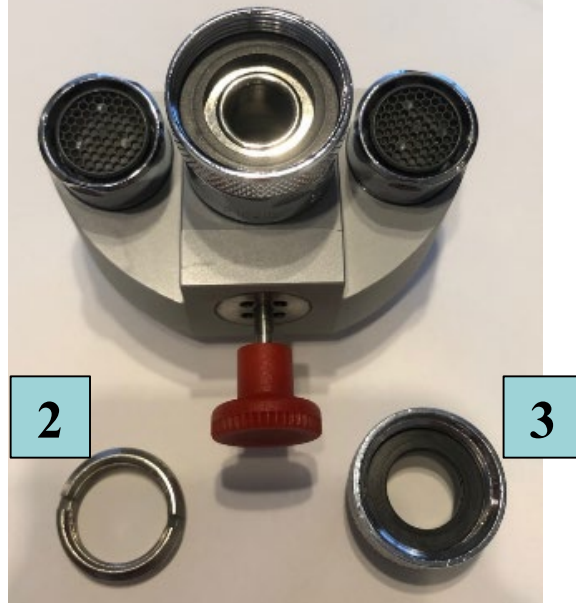

4.使用方法

● 使用方法

1. 水栓を開けると、①から水が出ますので十分な水で洗眼します。
※薬品が目に入った場合は、洗浄後必ず医師に判断を仰ぎ、指示に従って下さい。
 2. 赤いボタンを押すと通常の蛇口に切り替わります。
 3. 赤いボタンを引くと、洗眼に切り替わります。
 4. 蛇口を閉めると、水が止まり、同時にボタンは元の状態（洗眼）に戻ります。
- ※水圧が強すぎると目の怪我に繋がりますので、蛇口で水流を調整して下さい。
(最大高さ約30cm)

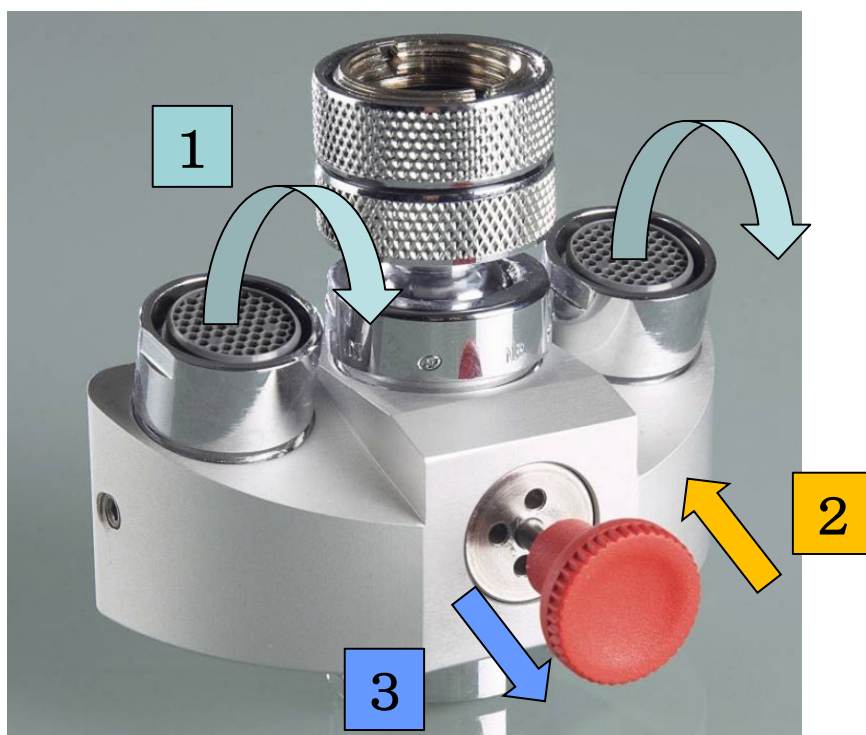

5.定期点検

1. 週に一度は水栓を開け、20秒程水を流し、正常に作動するかご確認ください。
※確認後は防塵カバーを付けてください。
2. 定期的に蛇口から本体を取り外し、水で本体を洗い流してください。

6.お問い合わせについて

商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません

第1版 2020年 5月 作成

Made in Germany