

Standard Hot Plate

スタンダードホットプレート

AHA BHA

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、本取扱説明書を良くお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守り下さい

●ここに示す内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。

●表示と意味は次のようになっています。

	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

* 物的損害とは、家屋・家財及び家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

●図記号の例

	△記号は注意（警告を含む）を示します。具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“感電注意”を示します。
	○記号は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な注意内容は、○の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“分解禁止”を示します。
	●記号は強制（必ず守ること）を示します。具体的な注意内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“差込みプラグを抜くこと”を示します。

安全上のご注意

警告

	●交流100Vコンセント以外では使用しない。 ・火災や感電・故障の原因になります。
	●プラグやスイッチは、濡れた手でさわらない。 ・感電やけがをする恐れがあります。
	●使用中や使用直後はホットプレート天板をさわらない。 ・やけどをする恐れがあります。
	●本機を水中や液体の中で使用しない。また本体を水に浸けたり水をかけたりしない。 ・火災や感電・故障の原因になります。
	●可燃性の液体やガスの近くでは使用しない。 ・引火・爆発・火災の危険があります。


- 腐食性や可燃性、爆発する可能性のあるものを加熱しない。
・本体の故障や火災の恐れがあります。
- 火気を近づけない。ストーブなどの高温になる所や直射日光の当たる所に置かない。
・変形や故障・火災の原因になります。
- 改造や修理は絶対にしない。
・火災や感電の原因となります。修理は販売店にご相談下さい。
- ホットプレート天板と本体をアルミ箔などで包み込まない。
・本体内部の温度が異常に高くなり、故障や火災の恐れがあります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。
・ショート・感電・火災の原因になります。

安全上のご注意

注意

- 使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
- 天板に先の尖ったものなどで傷を付けない。
・破損や性能劣化の原因になります。
- 天板からはみ出るような大きな容器を乗せない。
・容器が安定せず脱落したり、本体破損の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたりしない。
・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
- 湿気や埃の多い所、ガスが発生する所などに置かない。
・ショートや発熱により感電や火災、故障の原因になります。
- 落下させたり、倒したりしない。また強い衝撃を加えたりしない。
・破損や故障の原因になります。
- 高温の天板にぬれた布などをのせて急激に温度を下げたりしない。
・天板が変形し、故障や破損の恐れがあります。

各部の名称

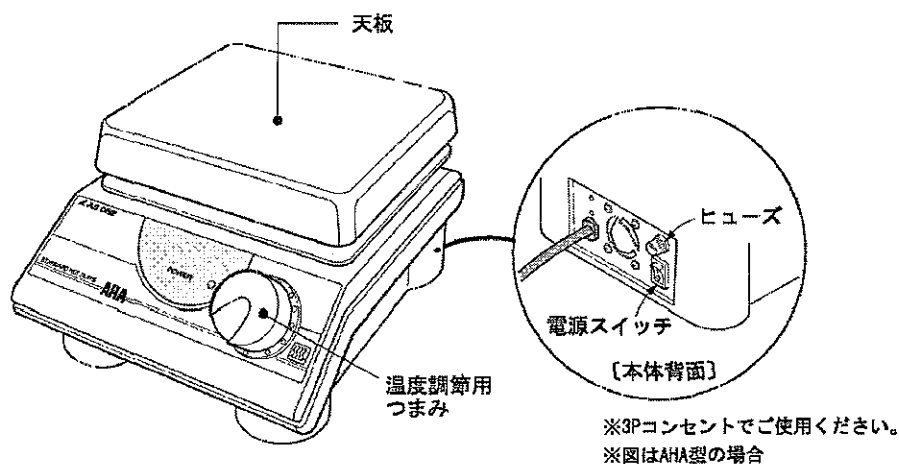


使用方法

1. 設置場所

設置場所は機器の性能、寿命などに大きく影響します。設置に当たっては以下の点にご注意ください。

- 屋内の高温や湿気、埃のない場所へ設置してください。
- 周囲に可燃性の液体やガスなどが無い場所に設置してください。
- 水のかからない風通しの良い場所へ設置してください。

2. ホットプレート機能の使い方

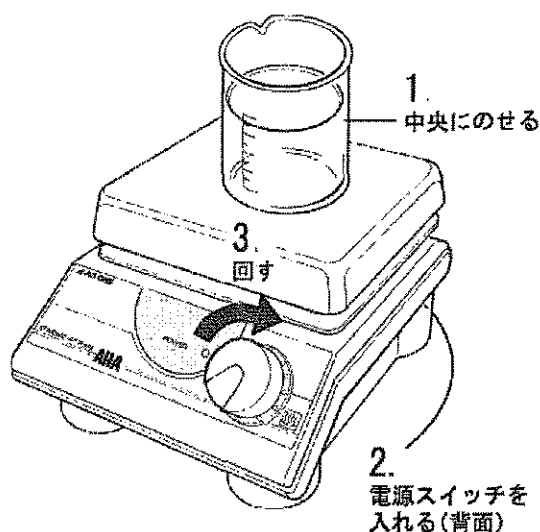

※図はAHA型の場合

- ① 加熱対象物を天板中央にのせる。
- ② 電源スイッチを入れる。
- ③ 温度調節用つまみを希望する温度になるまで徐々に回す（右回り）。
- ④ 加熱作業を終了するときは、つまみを最小に戻します。

※天板温度が高い間は、パイロットランプが点滅します。ランプが点滅中は高温になっていますので、天板には絶対に触らないでください。

注意

- 加熱する容器や部品の形状によっては天板の熱がうまく伝わらないことがあります。
- AHA 型の天板はアルミダイキャスト製です。長時間加熱すると変色することがありますが、本体の性能には影響ありません。
- BHA 型の天板は白色ガラスセラミック製です。加熱時に表面温度が部分的に異なることがあります。これは熱伝導性によるもので故障や不良ではありません。
- 高温の天板にぬれた布などをのせて急激に温度を下げないでください。天板が変形し、故障や破損の恐れがあります。
- 加熱物がこぼれた場合は、ふきとってください。本体塗装面、天板材質が変質する恐れがあります。

3. 使用後

- ① 使用後はつまみを最小に戻し、パイロットランプが消灯していることを確認してから、本体背面の電源スイッチを切ります。
- ② しばらく使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜きます。

製品仕様

	AHA	BHA
本体サイズ	200×265×122mm	
天板サイズ	200×200mm	
天板最高温度※	約 300℃	約 350℃
温度調節方式	ON/OFF 制御	
ヒーター容量	450W	500W
本体材質	アルミダイキャスト製 焼付け塗装仕上げ)	
天板材質	アルミダイキャスト 耐熱塗装)	白色ガラスセラミック
電源	AC100V 50/60Hz	
安全装置	過昇温防止温度ヒューズ・過電流保護ヒューズ	

※天板最高温度は使用環境により若干変化します。

トラブルシューティング

現象	考えられる原因	対処方法
温度調節つまみを回しても温度が上昇しない。	・ 電源コードは正しくコンセントに接続されていますか？	→ ・ 電源コードをコンセントに接続してください。
	・ 電源スイッチは入っていますか？	→ ・ 電源スイッチを入れてください。
	・ 過電流保護ヒューズが切れていませんか？	→ ・ ヒューズが切れている場合は、何らかの故障が考えられますので、修理を依頼してください。

お手入れ・修理サービス

■お手入れについて

- 本体の汚れはぬるま湯か中性洗剤を含んだよく絞った柔らかい布できれいに拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、ベンゾール、アルコール、化学雑巾などで拭かないで下さい。※絶対に本機内部に水がかかたりしないようにして下さい。

■修理サービス

- ご使用中に異常が生じたときは、電源スイッチを切ってから差込プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店にご相談下さい。その他ご不明の点は、お買い求めの販売店または、弊社カスタマー相談センターにご相談下さい。
- 交流100V 15Aの3Pコンセント（第三種接地のアース付き）以外でお使いになった時、および取扱説明書による使用方法以外の故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談下さい。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。その他詳細は、保証書をご覧ください。

■商品についてのお問い合わせは

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875

FAX 0120-700-763

<http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。