

M I C R O



I N C

この製品は、ガラスを使用した理化学実験器具です。理化学実験は、危険が伴いますので、理化学実験の安全に関する知識をもった指導者のもとでご使用ください。

取扱い上の注意事項


ガラスは、化学的安定性、耐熱性、透明性に優れた素材ですが、脆く壊れやすい性質があります。切り傷、火傷等をなさぬよう、取扱いには十分ご注意ください。また、劇物、毒物等を使用する場合には、液が手に触れたり、目に入らないよう十分注意してご使用ください。

- 1、この製品はガラス製です。落としたり、衝撃や曲げの力を与えないでください。
- 2、ご使用前には、必ず製品を点検いただき、キズ、カケの有る物は使用しないでください。
- 3、局部的な力や熱を与えないでください。
- 4、加圧、減圧、急速な加熱、冷却は避けてください。
- 5、壊れたガラスによるケガ、内容物による火傷等には十分注意してください。
- 6、ご使用に際しては、安定した実験台等に設置してください。
- 7、劇物、毒物その他人体に影響を及ぼす薬品等を使用する際は、必ず保護用手袋等をご使用ください。
- 8、ご使用後は、できるだけ早く洗浄してください。ご使用になる薬品によっては、放置しておくとガラス、目盛等が侵されご使用に支障を来す恐れがあります。

以上の点にご注意いただき、安全にご活用いただきますようお願い申し上げます。

株式会社 ミクロ

部品図

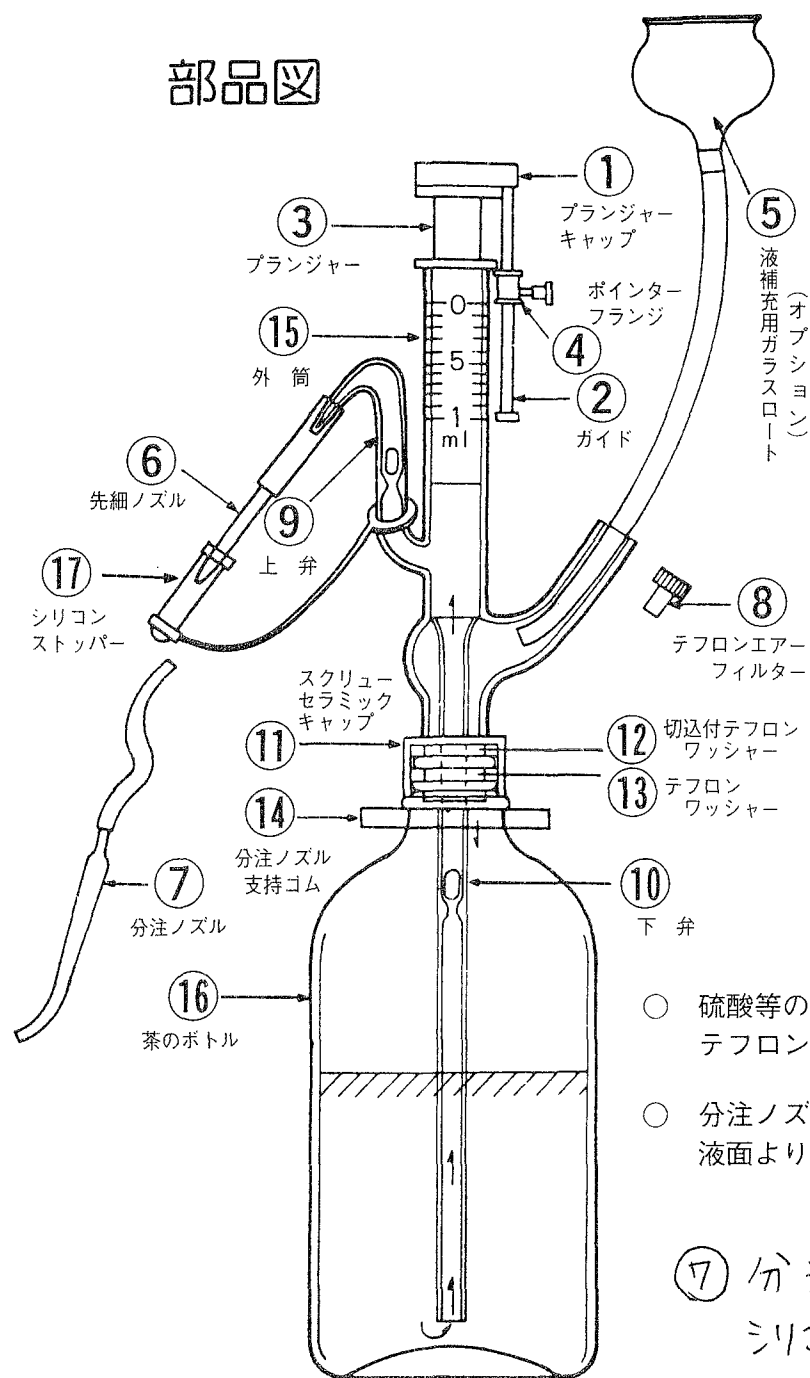

- 硫酸等の分注にはノズルにテフロンチューブを御使用下さい。
- 分注ノズル⑦をボトルの液面より下で分注しないで下さい。

⑦ 分注ノズルに付いている
シリコンチューブは
20mm × 400mm の2種類です。

使用法

1. 準備操作

気泡が完全になくなるまでプランジャーキャップを上下する。

2. 容量設定

望む目盛にポインターフランジを合わせ ($\frac{5}{ml}$) ネジで固定する。

3. 分注操作

プランジャーキャップを止まるまで静かに上下すると、設定した容量が排出する。

4. 注意


最初液が上がらない時は⑥の穴をふさぎ、①を上げる。これを3～4回繰り返す。

こうすると  は下りません。

(操作中にポインターフランジがずれてしまう場合)

1. 望む目盛に  を合せ、ネジで固定する。

2. テフロンチューブを長めに切り、ガイドに入れ、小ネジで締付ける

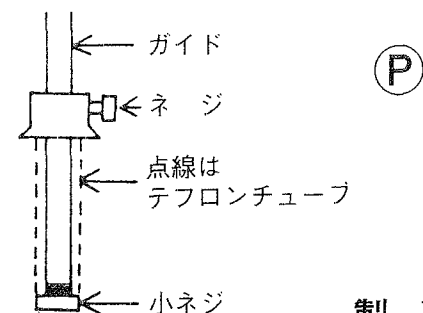

製造元

 (株) ミクロ

〒277-0863 千葉県柏市豊四季945-356

TEL 0471-46-0012 (代表)

FAX 0471-46-0 0 1 3