

取扱説明書

Instruction Manual


ウォーターバス

1-1751-01 RS-PB-100


1-1752-01 RS-PB-200

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図

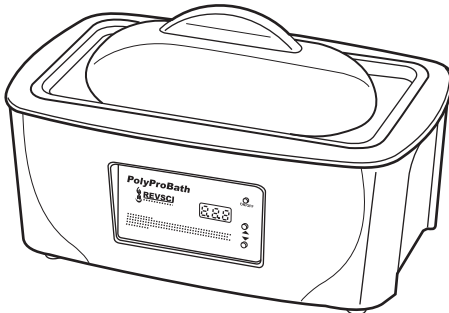

RS-PB-100

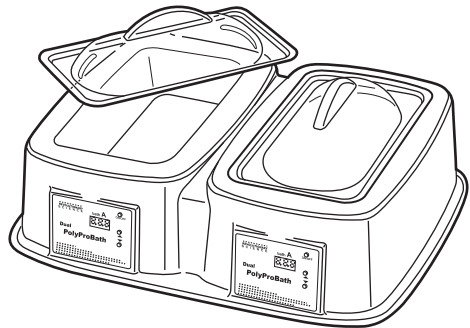

RS-PB-200

＜ご使用にあたり、下記ご確認ください。＞

1. 梱包に損傷がある場合は、直ちにお買い求めの販売店へご連絡ください。
2. 内容物をご確認ください。

取扱説明書
透明力バー
本機

⚠ 注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- やけどの恐れがありますので、本機内の水温が高い間は、本機を動かさないでください。
バス内の水温が十分に冷めるまでお待ちください。
- 分解したり改造しないでください。
- 必ずバスに水を入れた状態でご使用ください。
- 脱イオン水のみをご使用ください。
- 使用中はカバーをつけてください。
- 濡れたままでは使用しないでください。
- 電源コードが発熱部に触れる等の危険はないかご確認ください。
- 可燃物、爆発物のまわりではご使用しないでください。
- 空気の流れを確保するため、空気口は他の装置から離して設置してください。
- 設置は不安定なところや、埃の多いところは避けてください。
- 有害な煙を発するものは熱しないでください。
- 電源はアースのとり、適切に接続してください。
- 通常の加熱機器と同様、温度効率周囲温度に影響されます。周囲温度が低いと効率が下がります。

使用環境及び保管場所

直射日光の当たるところや、ほこりの多いところ、通気性のないところはさけてください。
長期間、冷たいところや湿気の多いところで保管しないでください。
水の中に漬けないでください。

操作説明

電源スイッチをオンします。

表示されるのは槽の現在温度です。

水温を上げるには、上向きの矢印ボタンを2秒以上押し続けて数字を目標温度に設定します。

水温を下げるには、下向きの矢印ボタンを2秒以上押し続けて数字を目標温度に設定します。

現在の設定水温を表示するには、上向き下向きの矢印ボタンのいずれかを押します。

最低水位検知システム

水位が1センチ以下になると、水位が低すぎるというアラームが鳴ります。

アラームが鳴り止むまで、水を継ぎ足してください。

保守メンテナンス

性能を維持するために、清浄性を維持し汚染防止するには、定期的な洗浄が必要です。

洗浄時は電源をはずしてください。

バスの内壁から残留物を除去してください。

漂白水或いは中性洗剤に浸した布で内側外側を拭いてください。

乾燥した風をあてるか、乾いた布で拭いてください。

仕様

品番	1-1751-01	1-1751-02
型番	RS-PB-100	RS-PB-200
材質	槽／PP（ポリプロピレン）、カバー／PC（ポリカーボネート）	
使用温度範囲	室温～約80℃	
温度制御方法	PID制御	
温度精度	±0.4℃	
外寸法	400×250×170（mm）	560×455×147（mm）
槽内寸法	320×170×133（mm）	320×170×133×2槽（mm）
電源	100VAC 50/60Hz	
消費電力	RS-PB-100／150W、RS-PB-200／300W	
重量	RS-PB-100／約2.7Kg、RS-PB-200／約7.3Kg	

ユーザーでの校正方法

本機のバスに温度計を入れます。

カバーをし、温度設定1時間後の温度精度を確認します。

温度精度が0.5℃以上離れている場合、本機の表示温度と温度計の表示を記録し、以下の方法で校正してください。

1. 上向き下向き矢印ボタンを同時に押します。"CAL"と表示されます。
2. 矢印ボタンで表示したい温度（温度計の表示）に設定します。
3. 3秒待ちますと、測定温度表示に戻ります。

注意

- 電源をおとしても、校正の設定は保持されます。校正はいつでも可能です。

原産国

アメリカ合衆国

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の際は左記保証規定により修理いたします。

品 名	ウォーターバス
型 式	RS-PB-100・RS-PB-200
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住 所	TEL.

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。



0120-700-875 (フリーダイヤル)



FAX 0120-700-763 (フリーダイヤル)



<http://help.as-1.co.jp/q>



アズワン株式会社