

# 取扱説明書 実験台下折りたたみワゴン (UT-Lab.) SC-UT


この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

■本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために必ず、この『取扱説明書』をお読みの上正しくお使い下さい。また、製品を末永くご使用いただくために、この『取扱説明書』は大切に保管してください。

## ご使用にあたっての注意 注意

- ・本商品は天板・側枠・底板を折りたたむことができるステンレス製ワゴンです。用途以外の使用はしないでください。
- ・本商品の材質はステンレス製です。本商品を侵す恐れのあるものには使用しないでください。またそのような雰囲気での使用はおやめください。
- ・乱暴な取扱いは避けてください。また本体に無理な力を加えないでください。破損や事故の原因になります。
- ・使用中に本体の損傷やガタツキを生じた時は、ただちに使用をおやめください。
- ・異常を発見した場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ・本商品での作業や保管時は堅牢で水平な場所で行ってください。また安全に十分配慮してください。
- ・熱の加わる場所や直接日光の当たる場所には設置しないでください。
- ・本商品に収納物を載せての移動はゆっくり安全に行ってください。乱暴な取扱いは収納物の飛び出しや破損、本商品の転倒などの事故の原因になります。

## 使用方法

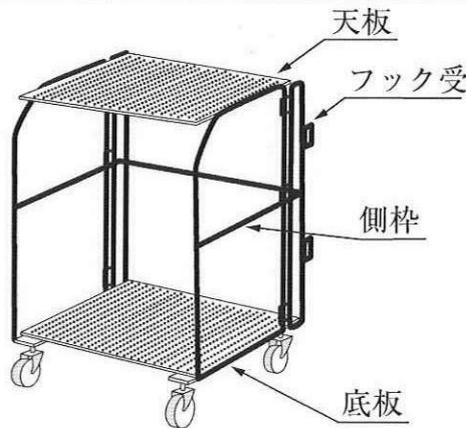

### ■組み立て方法

- ・側枠を左右に拡げます。
- ・天板を持ち上げた後、先に底板を側枠のキャスター固定板穴部に確実に差し込みます。
- ・底板の固定を確認した後、天板を側枠に確実にセットします。
- ・最後にそれぞれの部位が確実に固定されていることを確認してください。
- ・収納時は上記作業と逆の作業を行ってください。



### 注意

本商品単体では収納時は自立しないで倒れる恐れがあります。本商品を立てて収納する場所は必ずオプションのマグネット式フック (FUC-SUS) をご使用ください。



### お願い

耐荷重以上の重量物を載せないでください。破損や事故の恐れがあります。また移動はゆっくりと安全に行ってください。乱暴な取扱いは破損や事故の原因になります。

## 仕様

サイズ(mm)	370×370(90)×512	材質	ステンレス(SUS304)
棚板寸法(mm)	350×350(天板・底板)	耐荷重	20kg/棚(等分布荷重時)、30kg/総耐荷重
棚間隔	420mm	重量	6.2kg
キャスター	φ50mmナイロン製、自在式(前輪ストッパー付)		

■商品についてのお問い合わせは

# アズワン株式会社

カスタマー相談センター

受付時間:午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

フリーダイヤル TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ  
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>