

取扱説明書

UT移動式ユニット

UーUT (1-5996-01)

UTーUT (1-5996-02)

▲アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2008年 10月 第1版作成

▲アズワン株式会社

この度は当社製品のUT移動式ユニットシリーズをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。より安全に、また良好な状態でご使用いただくために、この取扱説明書をご精読頂き正しくお使いください。なお、機構及び仕様等は予告なく変更することがあります。その際には、本書の内容と一部異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

- ・取扱説明書をお読みにになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。
- ・お使いになっている製品を譲渡されたり、貸与されるときには、新しく所有者となられる方が、安全な正しい使い方をされるために、この取扱説明書を製品本体の目立つところに添付して下さい。

○商品特徴

- ・テーブル下に収納することを前提として使い勝手を追求しております。
- ・キャスターを取り付けて、スムーズに移動できるようになっております。
- ・木天板をスライドさせる事により、中段の棚板の使い勝手を向上させました。

○ 安全にお使いいただくために

 屋内使用	① この移動式ユニットは屋内での使用を前提に設計されております。 屋外でのご使用は避けて下さい。
 改造禁止	② この移動式ユニットは剛性を重視して製作されております。 強度を損なうような改造は行わないで下さい。
 常温使用	③ 極度に高温や高湿度、また低温になる場所では使用しないで下さい。 冬期は室内が非常に乾燥する場合があります。 静電気の発生には十分ご注意下さい。
 警告	④ 上部の木製天板をスライドさせた状態で、均等荷重4kg 以上かけないでください。

○ メンテナンスについて

※ 永くお使いいただくために下記の項目をお守り下さい。

- 本体には傷をつけないで下さい。また、汚れた場合には水や中性洗剤などを使用して拭いて下さい。
シンナーやアルコールなどは塗装を弱めることになりますので使用しないで下さい。
- 移動式ユニットの製品ナンバーはベースの右側奥に貼り付けられています。
製品に関するお問い合わせは製品ナンバーもあわせてご連絡下さい。
- 移動式ユニットには保管者、管理責任者を決め、使用状態などの履歴を取られる
ことをおすすめいたします。


製品ナンバー控え (購入時に書き込んで下さい。)

○ 使用に関する注意事項




警告

過度の荷重をかけると転倒の恐れがあります。
(均等荷重4kg以下を必ずお守り下さい。)

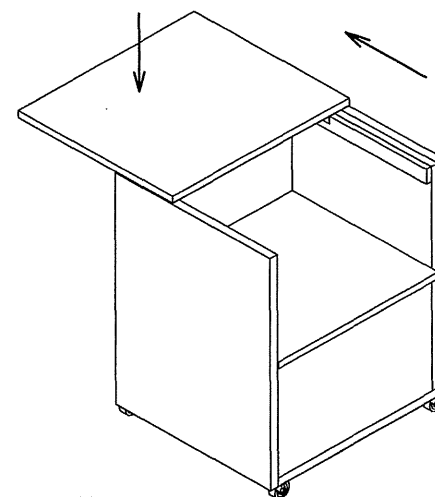

木天板スライド状態

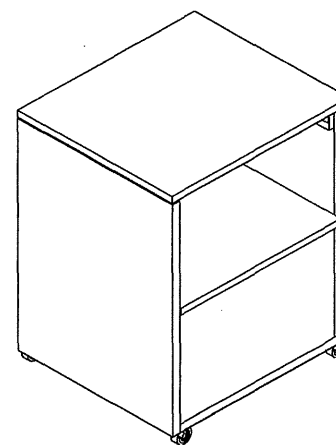

木天板収納状態