

# 取扱説明書

Instruction Manual

## クリーングローブボックス

GB-600SC

### 目次

- P.1...表紙
- P.2...安全上のご注意
- P.3...設置上の安全に関する注意
- P.3...使用上の安全に関する注意
- P.4...殺菌灯使用上の注意
- P.5...各部の名称
- P.5...内部クリーンユニット
- P.6...設置方法・取扱い方法
- P.6...プレフィルターの掃除・交換について
- P.7...HEPA フィルターの交換について
- P.7...お手入れについて
- P.8...仕様
- P.8...同梱品
- P.9...メモ
- P.10...製品保証について



お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。

本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

また、製品を未永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。





本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

**AS ONE アズワン株式会社**

## <安全上のご注意>

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

### 各警告表示の定義

 <b>危険</b>	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。
 <b>警告</b>	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 <b>注意</b>	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 <b>お願い</b>	安全を確保するために注意が必要な事項。





いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

### 安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		感電の危険性の注意
	高温による傷害が起こる可能性がある場合の注意		破裂、爆発の危険性の注意
	指を挟みこむ危険がある場合の注意		ファン等に巻き込まれる危険性の注意
	特定しない一般的な使用者の行為		アース線の接続の指示







## < 設置上の安全に関する注意 >





製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・周囲温度が5～35℃以内のところ。</li> <li>・近くに引火性の固体・液体・気体のないところ。</li> </ul>
 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水平で安定したところでご使用下さい。本製品が転倒したり、収納物が、転倒、落下する恐れがあります。</li> <li>・直射日光のあたらないところでご使用下さい。</li> <li>・結露しないところ。</li> <li>・湿気の少ないところ及び水滴のかからないところ。</li> <li>・ホコリの少ないところ及び風通しの良いところ。</li> <li>・電源コードは、足を引っ掛けないようにところに取りまわしてください。</li> </ul>





この製品を屋外で使用することは避けてください。

## < 使用上の安全に関する注意 >

 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・シンナー、ベンジン等、引火性、爆発性物質は絶対に使用しないでください。火災や爆発事故の原因となります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電源プラグの差し込みがゆるいコンセントは使用しないでください。接触不良により、火災の原因となる場合があります。</li> <li>・ランプはガラス製品ですから、強い衝撃を与えたりキズをつけたりしないでください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用前は必ず、蛍光灯器具の周波数切り替えスイッチが、使用される地域の周波数に合っている事を確認してください。あっていない場合は、使用される地域の周波数に合わせてください。また、周波数の違う地域へ移転される場合も合わせ直してください。周波数が合っていないと安定器が焼損して、火災などの原因となる場合があります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・扉を開ける時は、殺菌灯スイッチを OFF にしてください。</li> </ul>

 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体の開口部は鋭利になっている場合がありますので、手を触れないようにしてください。</li> <li>・本体の扉や他の樹脂部分は、酸類(塩酸、クロム酸、硝酸、硫酸等)・有機溶剤(アセトン、キシレン、クロロホルム、アルコール、酢酸等)に侵されますから、これらの薬品の接触をさけてください。</li> <li>・AC100V以外では使用しないでください。</li> <li>・本体の扉や他の樹脂部分に、強い衝撃を与えたり無理な力を加えると、割れやクラックが生じたりケガをする恐れがありますので、これらの部分は丁寧に扱ってください。</li> <li>・ランプを交換する時は、必ず電源を切ってから行ってください。ランプの交換の時は、器具に確実に取り付けてください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点灯中及び点灯直後の蛍光灯と殺菌灯は、多少熱くなっていますので、素手で触らないでください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長期間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。又、電源プラグを抜く時は、プラグ部分を持って抜いてください。</li> </ul>

### < 殺菌灯使用上の注意 >


 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点灯中のランプは、直接肉眼で見ないでください。点灯中のランプを直接見ると目が痛くなったり、結膜炎に似た症状をおこします。点灯中のランプを直接見る必要のある時は、必ず保護メガネ(普通のガラスレンズのメガネも可)をかけてください。</li> <li>・紫外線(殺菌線)を皮膚に直接あてないでください。皮膚に直接あてると照射時間によっては、皮膚に急性の炎症をおこすことがあります。</li> <li>・強い反射光を直接肉眼で見たり、直接皮膚にあてないでください。強い反射光を直接見ると、目には結膜炎に似た症状、また、直接皮膚にあてると皮膚には急性の炎症をおこす恐れがあり、危険です。</li> </ul>
 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・退色しては困るものには使用しないでください。紫外線(殺菌線)により退色します。</li> </ul>

(下記の本体ラベル表示に注意してください。)

**殺菌灯使用上の注意**

殺菌灯の紫外線は目や皮膚に対して有害です。点灯中のランプを直接見たり、皮膚に照射することは絶対にさけて下さい。その必要のある場合は必ずガラス板を通すか紫外線用眼鏡や防護面、手袋等をつけて下さい。

< 各部の名称 >

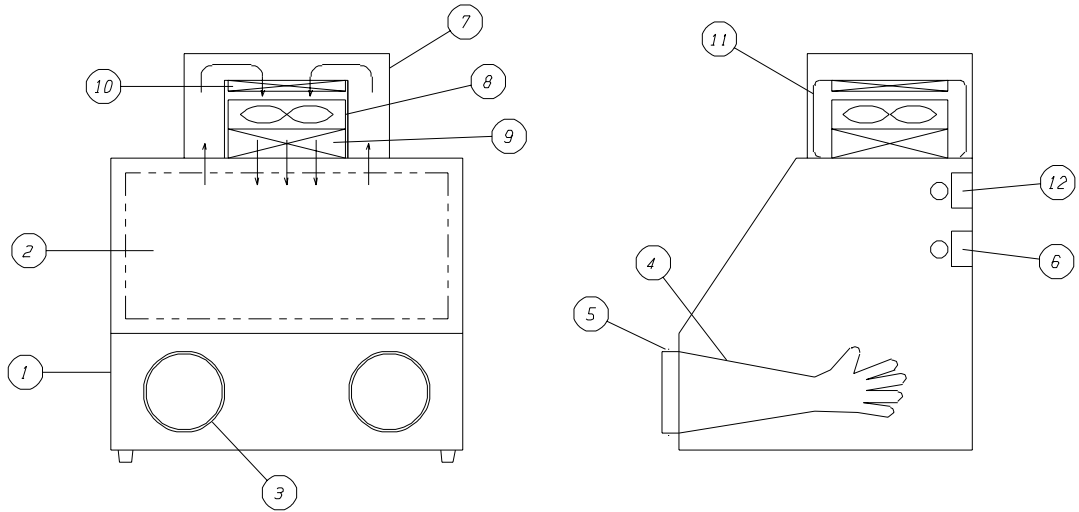


本体  
手袋(グローブ)  
フィルターユニットケース  
プレフィルター

扉  
手袋 O リング  
ファン  
フィルターケース

手袋ホルダー  
蛍光灯  
HEPA/殺菌酵素 HEPA フィルター  
殺菌灯


< 内部クリーンユニット >

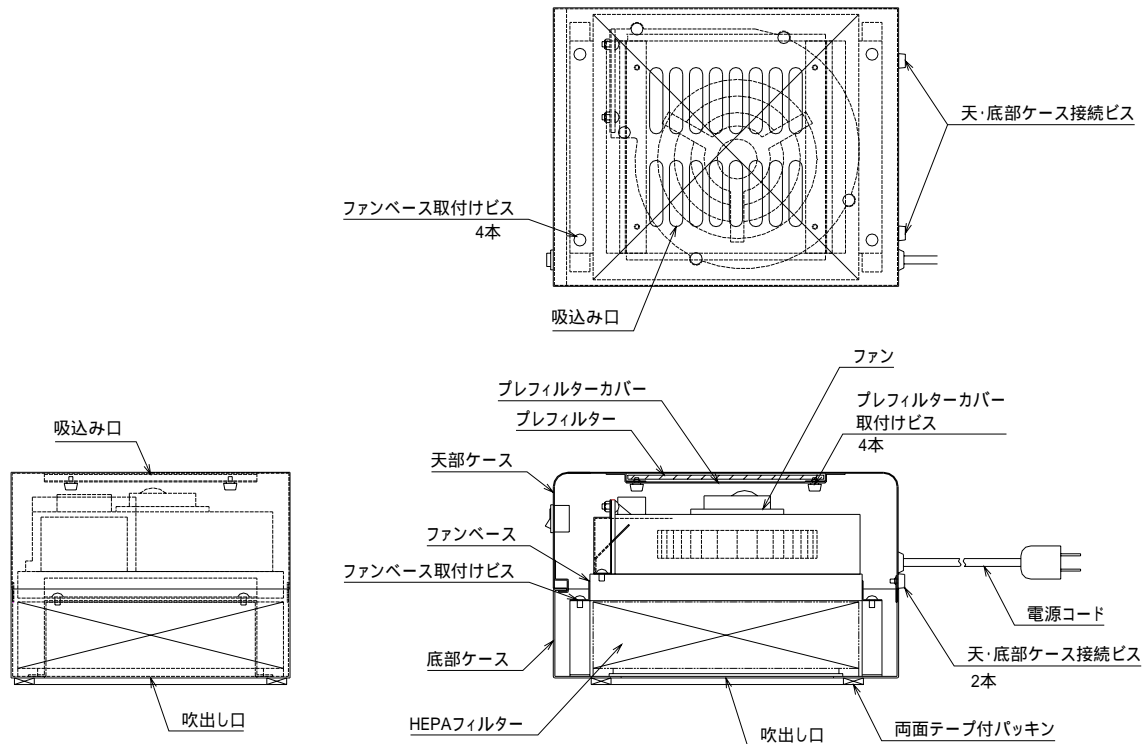

## < 設置方法・取扱い方法 >

1. 設置上の安全に関する注意の条件を満たす所に本品を置いてください。
2. 手袋固定用のOリングは手袋ホルダーに取付けた状態で梱包しておりますので、手袋取付け前にまず手袋ホルダーからOリングを取り外してください。
3. 手袋の先を本体に入れ、端を折り返して手袋ホルダーにはめてください。(手袋には左右があります。)
4. 付属の手袋Oリングを手袋の上からはめてください。この時、手袋Oリングは、手袋ホルダーの溝に はまるようにしてください。
5. 蛍光灯・殺菌灯の周波数の切り替えスイッチを、ご使用される地域に合った周波数にセットしてください。(蛍光灯は器具上部、殺菌灯は器具下部に切り替えスイッチがあります。出荷時は50Hzにセットしてあります。)
6. 各スイッチがOFFになっていることを確認してから、電源プラグをAC100Vのコンセントに差し込んでください。
7. 必要に応じて蛍光灯・殺菌灯を点灯させてください。

## < プレフィルターの掃除・交換について >

 <p>警告</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・すべてのスイッチをOFFにして、フィルターユニットの電源プラグと本体の電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。</li> <li>・組み付けの時は、内部のコードをケースなどに挟まないように注意してください。</li> </ul>
---	---

### 交換


1. フィルターユニットケース両側面のパッチン(黒色)4箇所を外してください。
2. フィルターユニットケースにつながっているコネクタを外して、フィルターケースを分離してください。
3. ピュアスペース背面のツマミビスを外し、天部ケースをケースの後部を持ち上げて外してください。  
ファンと上部ケースは電気の配線により、つながっております。無理に引っ張らないように注意してください。
4. 上部ケース内部のプレフィルターカバー取り付けビス4本を外してプレフィルターを外してください。
5. 交換または掃除したフィルターを元の位置に入れ、プレフィルターカバーを取り付けてください。
6. 外したときとは逆の順序で組み立ててください。  
電気配線をケースなどではさまないように注意してください。

### 掃除

プレフィルターの掃除は、エアガン等でエアを吹き付けてホコリを飛ばすか、掃除機などで吸引してください。汚れのひどい時は、水洗いし、充分乾燥させてから使用してください。

水洗いによる再生は汚れ度合いにもよりますが、2～3回が限度です。それ以上を超えますと、フィルターの劣化により微塵が発生し、HEPA/殺菌酵素 HEPA フィルターが目詰まりを起こすことがあります。

## <HEPA フィルターの交換について>






 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>すべてのスイッチを OFF にして、フィルターユニットの電源プラグと本体の電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。</li> <li>組み付けの時は、内部のコードをケースなどに挟まないように注意してください。</li> </ul>
--	---

1. フィルターユニットケース両側面のパッチン(黒色)4箇所を外してください。
2. フィルターユニットケースにつながっているコネクタを外して、フィルターケースを分離してください。
3. ピュアスペース背面のツマミビスを外し、天部ケースをケースの後部を持ち上げて外してください。  
ファンと上部ケースは電気の配線により、つながっております。無理に引っ張らないように注意してください。
4. ファンベース取り付けビス4本を外し、ファンベース及びファンを外してください。  
ファンはファンベースから外さないでください。  
電気配線を無理に引っ張らないように注意してください。
5. 底部ケースから HEPA/殺菌酵素 HEPA フィルターを取り出し、新しいものと交換してください。  
HEPA/殺菌酵素 HEPA フィルターは掃除や水洗いによる再生はできません。  
HEPA/殺菌酵素 HEPA フィルターのパッキンが吹き出し側になる様にフィルターをセットしてください。
6. ファンベース及びファンを元の位置に戻し、4.で外したビスで固定してください。
7. 3.で外した天部ケースを取り付け、ツマミビスで固定してください。  
電気配線をケースなどではさまないよう注意してください

## <お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

 <b>警告</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>清掃する場合は、外装や内部に直接水をかけたりしますと漏電等の事故原因になりますので、絶対にしないでください。</li> </ul>
 <b>注意</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>クレンザー(磨き粉)、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。</li> </ul>

## <仕様>

外寸(W×D×H)	600×500×700mm 突起部含まず
材質 本体 扉、側面 フィルターユニットケース 手袋ホルダー	SUS304 ポリカーボネート 硬質エンビ ABS樹脂
プレフィルター	不織布フィルター
メインフィルター	HEPA/殺菌酵素 HEPA フィルター 0.3 μm 99.97%除去
ファン	1.8m <sup>3</sup> /min(ファン単体能力)
蛍光灯	10W 1本
殺菌灯	15W 1本
ヒューズ	本体部:2A、フィルターユニット部:1A
電源 電圧	AC100V 50/60Hz

## <同梱品>

手袋	1双
手袋Oリング(手袋ホルダーに取付けてあります)	2本

～メモ～

## <製品保証について>

### 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（1）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名			
型式			
機番			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL :		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL :		

**アズワン株式会社**

#### <保証規定>

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・ 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
  - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
  - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
  - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
  - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

# アズワン株式会社

#### ■商品についてのお問い合わせは

#### カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875  
FAX 0120-700-763

問い合わせ  
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

#### ■修理・校正についてのお問い合わせは

#### テクニカルセンター

フリーダイヤル  0120-788-535  
FAX 0120-788-763

問い合わせ  
専用E-mail

[repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。