

取扱説明書

Instruction Manual

ポンベ固定器

U型

目 次

安全上のご注意	2
製品概要	3
操作方法	4

お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読み
になって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ
に大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ
ところに添付して下さい。

アズワン株式会社

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

 危険	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。	 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。	 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		破裂、爆発の危険性の注意
	指を挟みこむ危険がある場合の注意		特定しない一般的な使用者の行為

<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

 注意	
	・ 水平で安定したところ。 ・ 湿気の少ないところ、水滴の掛からないところ。製品が錆びる恐れがあります。 ・ 直射日光の当たらないところ。 ・ 固定するポンベの設置に適したところ。 ・ 固定する天板・支柱等は、必ずポンベの重さや使用頻度に耐える所や材質を確認し本製品をノブボルトで確実に締め付け固定してください。


※取付可能な板厚は10mmから52mmです。

<使用上の安全に関する注意>


 警告	
	・ 改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。

<各部名称>

(1) クランプ部水平タイプ

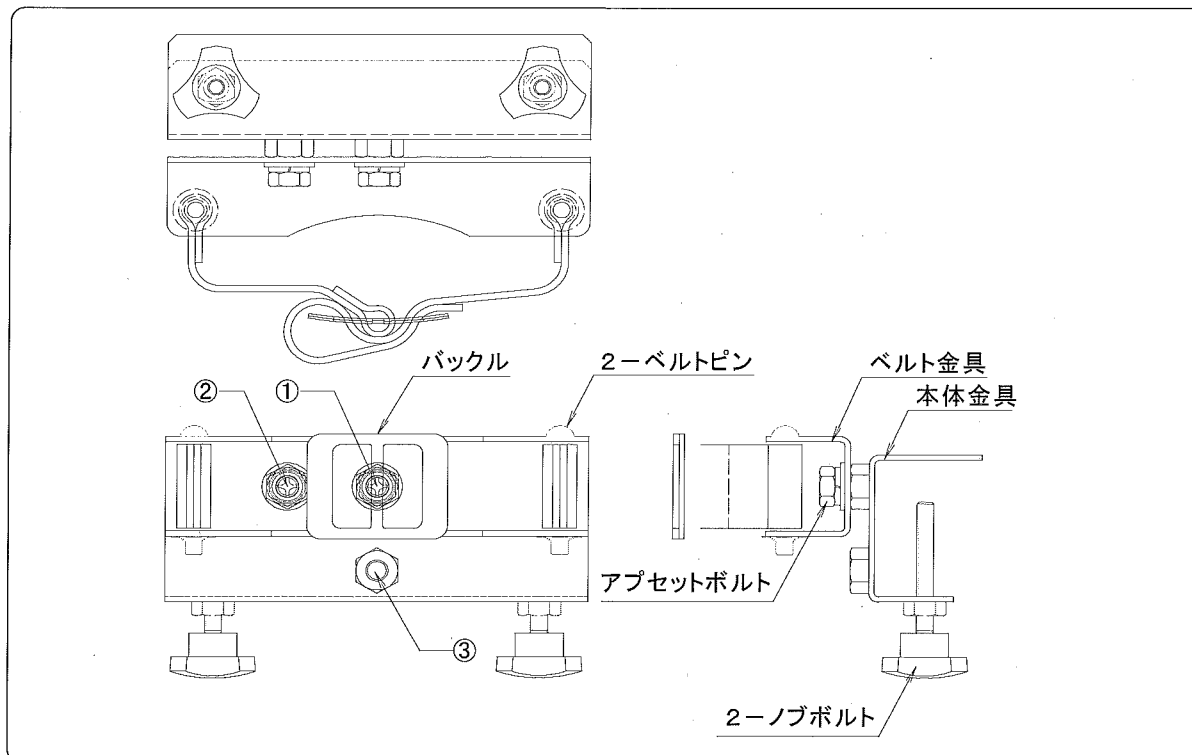


(2) クランプ部垂直タイプ

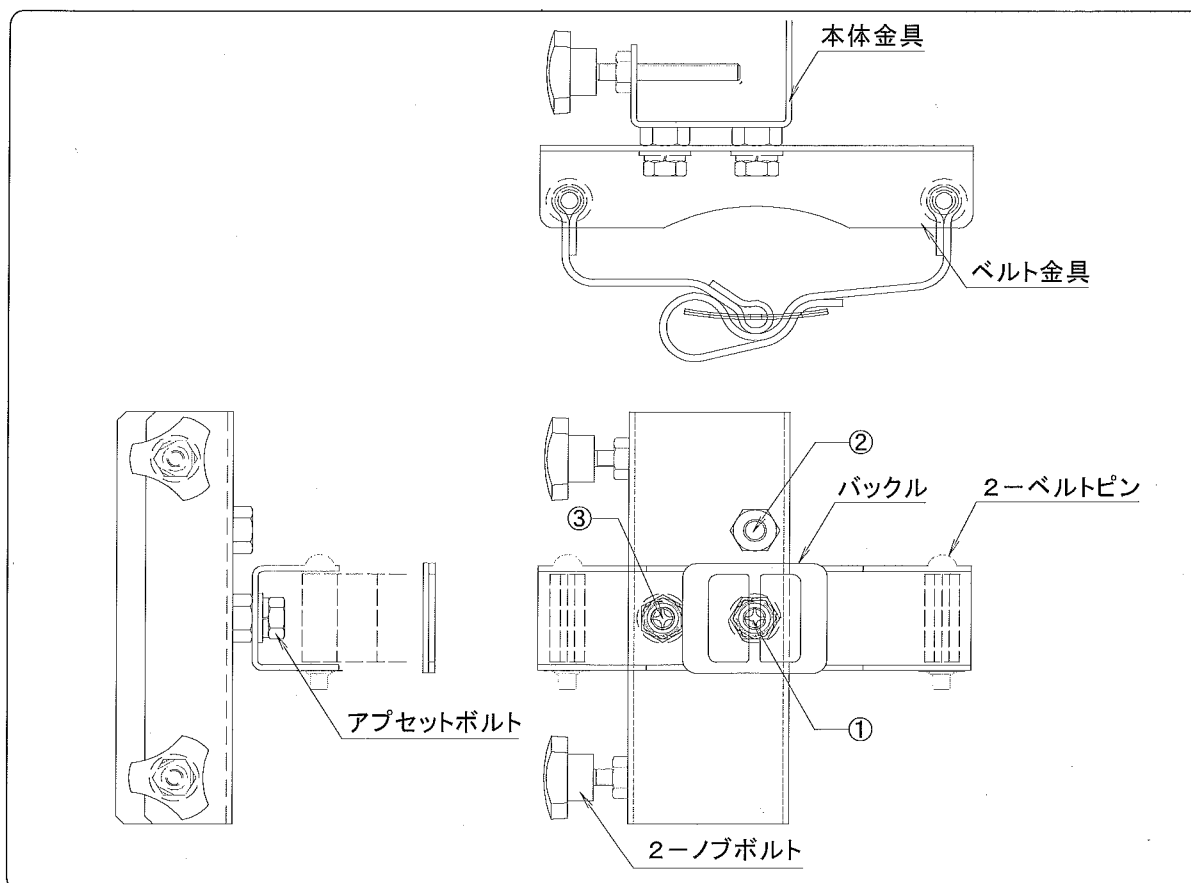

ご使用方法

<ポンベ固定方法>

○ポンベを立てて下図を参考にベルトを掛けて固定してください。

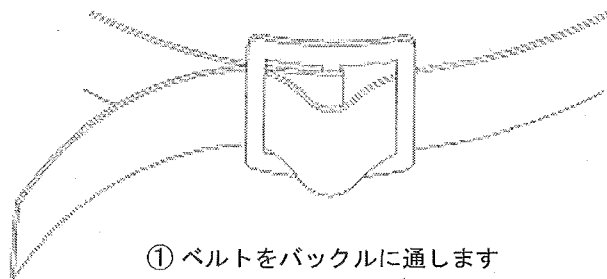

① ベルトをバックルに通します




② ①で通したベルトの端を折り返し、ベルトとバックルの間に差し込んで締めて下さい。

⚠ 注意



- ・高強度のベルトを使用していますので、ベルトが硬くポンベを締め付けることはできません。
- ・上図①の状態ではベルトが緩み危険です。必ず②図に示すようにベルトをかけて下さい。

<取付方向の変更方法>

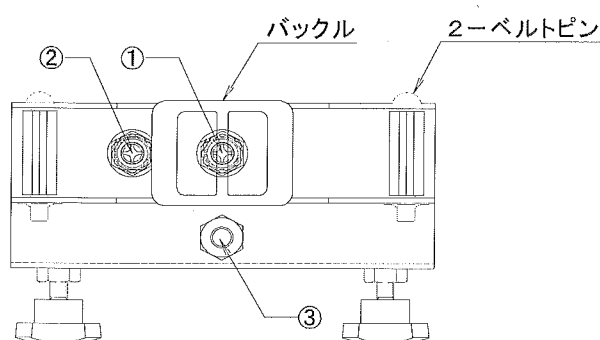

水平状態（出荷時）正面図

1. ①のボルトをプラスドライバー（#3番ピットが最適）にて少し緩める。

2. ②のボルトを外しベルト金具を反時計方向に90度回転させて本体金具の③の位置で固定し①②のボルトを締めます。

※#3番ピットのプラスドライバーが無ければ#2番でも可です。

第2版 2011年03月作成

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875
FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

■修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル ☎ 0120-788-535
FAX 0120-788-763

問い合わせ
専用URL

repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。