

ウォーターガン 安全上のご注意

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この書類を最後までお読み下さい。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。

ご使用での安全にお役に立ちます。

ここに示した注意事項は、製品を安全に使用していただきあなたや他の人々への危害や損傷を未然に防止するためのものです。

⚠ 警告 : この表示を無視して取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負うことが想定される場合。

⚠ 注意 : この表示を無視して取扱いを誤った場合に、人が軽傷を負うかまたは物的傷害のみが発生することが想定される場合。

⚠ 警告

下記の取扱いをすると当製品が破裂する恐れがあります。

- 水（純水）以外の流体の使用。
- 直射日光の当たる場所での使用。
- 使用条件（温度・圧力）以外での使用。
- 本製品を分解して再組立して使用すること。
- 本体洗浄の、中性洗剤以外での使用。
- 製品の落下及び衝撃を与えること。

⚠ 注意

- 接続の継手は付属された平行ネジホースニップルを使用して下さい。
- 継手の交換の際、必要以上締め込みますと当製品が破損しますので必ず適正トルク（3.92Nm [40kgfcm]）以下で行って下さい。
- 使用する水にゴミを含むラインの場合は、フィルターを設置して下さい。
ノズルの詰まりにより、水の噴射不良を起こします。

仕	様
最高使用圧力	0.39MPa (4kgf/cm ²)
使用流体	水（純水）
使用温度範囲	5℃ - 40℃