

取扱説明書

ニューダストアウトドライ 温風乾燥機

お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。
本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

 危険	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。	 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となる場合があります。	 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		感電の危険性の注意
	高温による傷害が起こる可能性がある場合の注意		破裂、爆発の危険性の注意
	指を挟みこむ危険がある場合の注意		ファン等に巻き込まれる危険性の注意
	特定しない一般的な使用者の行為		アース線の接続の指示

<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

⚠ 警告	
	・ 60℃以上の高温物体（乾燥機等）に近接しないところでご使用下さい。本体が変形する恐れがあります。 ・ 近くに引火性の固体・液体・気体のないところ
⚠ 注意	
	・ 結露しないところ。 ・ 湿気の少ないところ。水滴のかからないところ。 ・ ホコリの少ないところ。風通しの良いところ。 ・ 電源コードは足を引っかけないようなところに取り回してください。また、アースは必ず接続してください。

※本品は屋外で使用する事は出来ません。

<使用上の安全に関する注意>


⚠ 警告	
	・ 改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	・ 爆発事故・火災事故を避けるために、庫内には爆発性・引火性物質を絶対に入れないでください。また、それらを含んだり、付着した容器なども絶対に入れないでください。
	・ 容器や資料などを紙などの可燃物に包むなどして、庫内に入れないでください。 ・ 本機の上に物を置かないでください。 ・ 空気吸い込み口はふさがないでください。 ・ 洗濯物などの乾燥には使用しないでください。 ・ 熱に弱い容器を入れないでください。 ・ 安全上、無人環境での運転は行わないでください。
⚠ 注意	
	・ 運転中及び運転直後の温風吹き出し口は、高温になっていますから、手を触れない様にしてください。ヤケドをする恐れがあります。
	・ 温風吹き出し口を、資料や容器などでふさがないでください。異常加熱による火災事故の恐れがあります。 ・ 濡れた手でスイッチ操作やタイマの設定変更はしないでください。 ・ 運転中頻繁に電源スイッチを OFF にして、ヒーターとファンを同時に停止させると、ヒーターの寿命を縮める事になりますから、避けてください。 ・ タイマ動作中に時間レンジや時間単位を切替えないでください。誤動作や故障の原因になります。切替える場合は、必ず電源を切ってください。 ・ タイマがタイムアップするとヒーターのみが OFF になります。ファンはそのまま作動しつづけますから、必ず最後に電源を OFF にして、ファンを停止させてください。 ・ タイマの外装は、有機溶剤（シンナー、ベンジンなど）、強アルカリ、強酸性物質に侵されるため、これらの薬品等で拭かない様にしてください。

	- 濡れた資料・容器を入れる場合は、十分に水気を切ってから入れてください。 - 資料・容器などを入れすぎると、一部のみ高温になる恐れがありますから、入れすぎないようにしてください。 - 時間レンジや時間単位が大きくなると、ダイヤル目盛りを0にしてもタイマの特性上しばらく作動する事があります。 - タイマ動作中または動作完了後にタイマの操作電源を切った場合 0.5 秒以上の休止時間を取ってください。
	長期間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。又、電源プラグを抜く時は、プラグ部分を持って抜いてください。

本機には右に示すラベルを貼りつけておりますから、警告・注意内容を必ずお守りください。



<各部の名称>

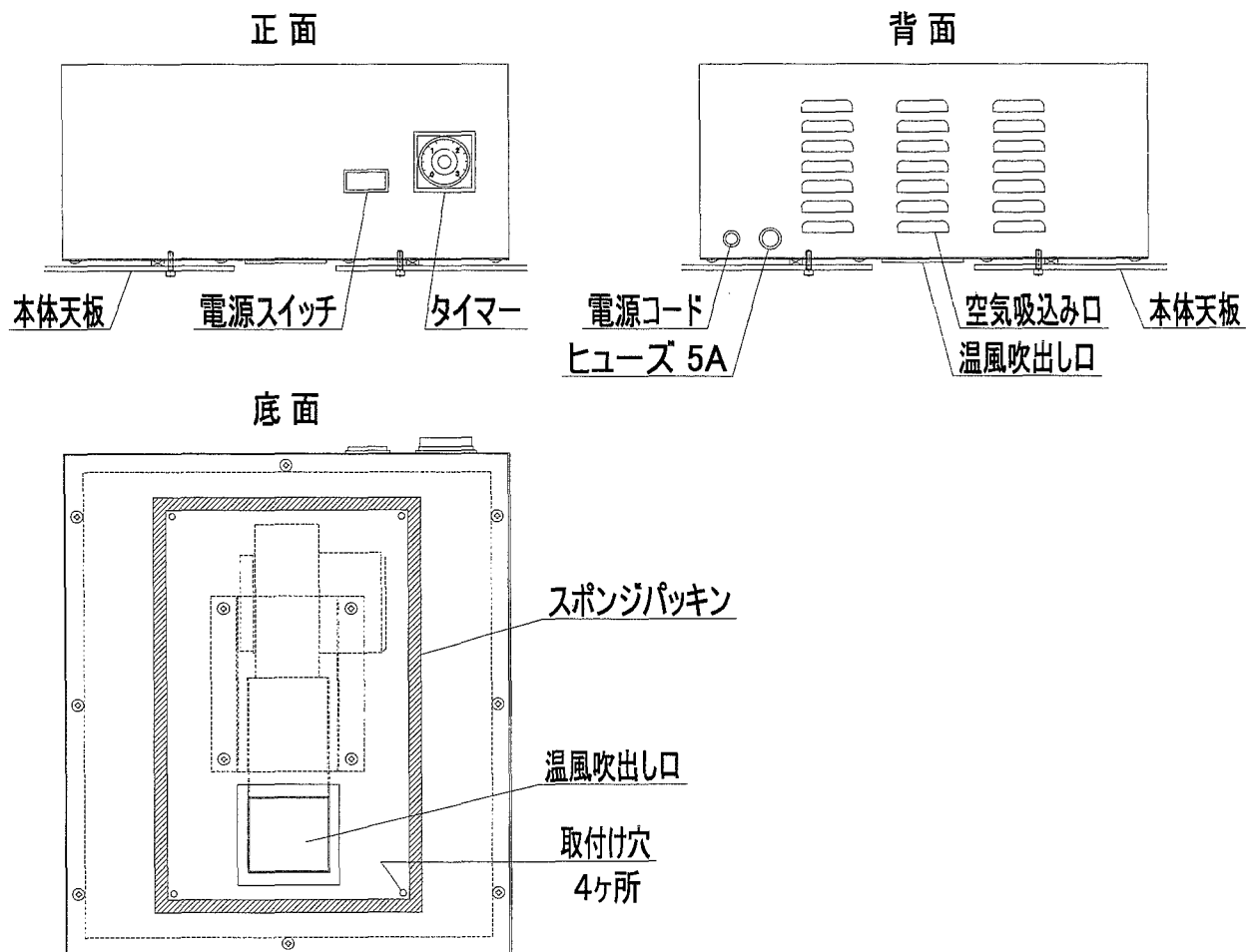


<操作方法>

1. 電源が OFF で、かつ、電源プラグがコンセント外れていることを確認してください。
 2. 温風吹き出し時間を、<タイマについて>を参照して設定してください。
 3. 電源プラグを AC100V のコンセントに差し込んでください。
 4. 電源スイッチを ON にしてください。電源スイッチが点灯し、温風が吹き出します。
 5. タイマの設定時間に到達すると、ヒーターは OFF になります。この後、ファンは作動しつづけます。
 6. 電源スイッチを OFF にして、ファンを停止させてください。
- 途中で停止する場合は、電源スイッチを OFF にしてください。

<温度ヒューズについて>

本品は温度ヒューズを備えています。温度ヒューズは、通常の使用では切れる事はありませんが、ファンの故障時や周囲温度が高い場合に、温度ヒューズが切れるようになっていきます。必ず使用周囲温度（5～35℃）環境でご使用ください。

<タイマについて>

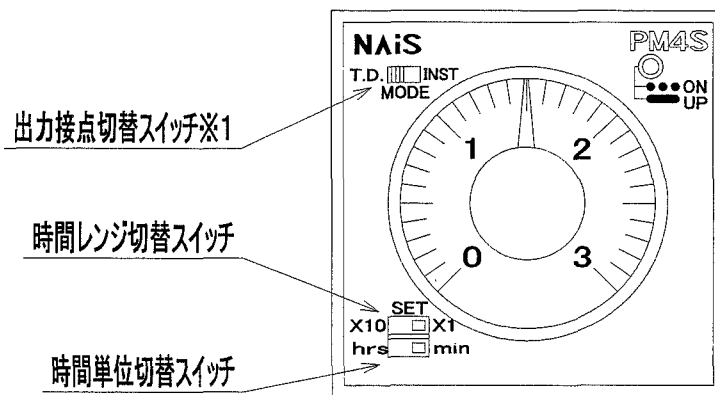

※1:本品には、出力接点切替機能は有りません

- ピンセット等で時間単位切替スイッチ及び時間レンジ切替スイッチを切りかえる事が出来ます。
- 制御時間は時間単位切替スイッチ及び時間レンジ切替スイッチを切替えて設定します。

設定スイッチ部	設定時間範囲
SET ×10 hrs ☐ ☐ ×1 min	0～3分
SET ×10 hrs ☐ ☐ ×1 min	0～30分
SET ×10 hrs ☐ ☐ ×1 min	0～3時間
SET ×10 hrs ☐ ☐ ×1 min	0～30時間

＜ご使用中 異常が生じた時＞

ご使用中異常が生じた時は、次の点検をしてください。尚、異常のある時は、お求めの販売店・営業所へお申し出ください。

むやみに分解しますと、故障の原因になりますからご注意ください。

症状	原因	対策・対処
電源スイッチがONにならない	① 電源プラグがコンセントから抜けている。 ② 停電などで電源が供給されていない。 ③ 電流ヒューズが切れている。 ④ 電源スイッチが故障している。	① 電源プラグをコンセントに差し込む。 ② 電力会社・電気工事店に連絡する。 ③ 内部回路の異常と考えられますので、修理を依頼してください。 ④ 修理を依頼してください。
温風が出ない	① 吸い込み口のホコリによる風量の減少で温度ヒューズが切れている。 ② 吸い込み口にホコリが付着していないのに温度ヒューズが切れている。	① 吸い込み口を定期的に掃除する。温度ヒューズの交換は修理を依頼してください。 ② ファン及びヒーターの異常が考えられますので、修理を依頼してください。
設定時間になってもタイムアップしない	タイマが故障している。	修理を依頼してください。
タイムアップしているのにヒーターがOFFにならない	内部リレーが故障している。	修理を依頼してください。

＜お手入れについて＞

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

⚠ 警告	
	・お手入れの際は、電源プラグを必ずコンセントから抜いて、行って下さい。 ・清掃する場合は、外装や架台部分に直接水をかけたりしますと感電等の事故原因になりますので、絶対にしないで下さい。
⚠ 注意	
	・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

＜仕様＞

使用周囲温度	5～35℃
ファン	シロッコファン
タイマ	可変式
安全装置	温度ヒューズ 82℃ 過電流ヒューズ 5A
電源電圧	AC100V 50/60Hz

第2版 2002年4月作成

アズワン株式会社


■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875
FAX 0120-700-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません


■ニューダスト用アクセサリー

<3-5034-03>

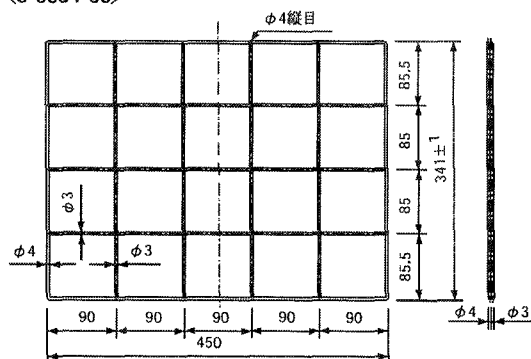


<3-5034-04>


(単位:mm)

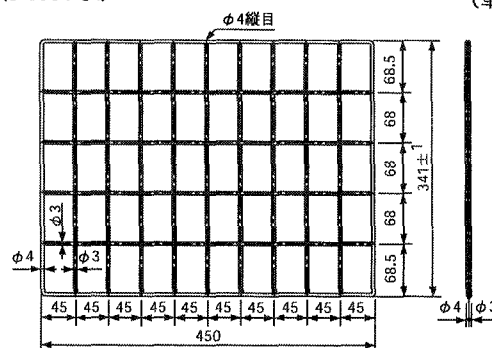


<3-5034-05>

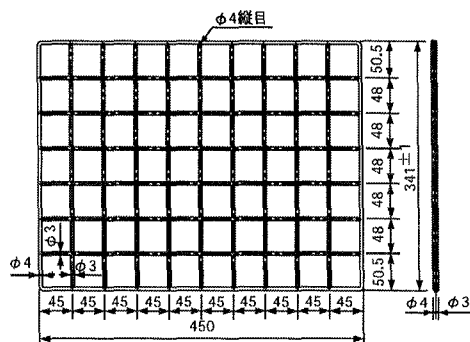

<3-5034-06>

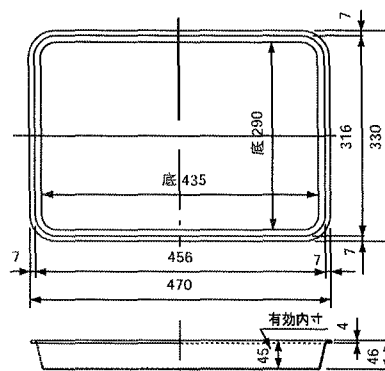

<3-5034-06のレール>

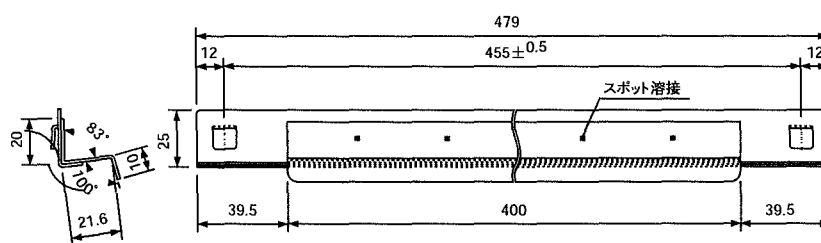


■ニューダストアウトドライ

3-5031-01


■外形寸法図

(単位:mm)

〈本体〉

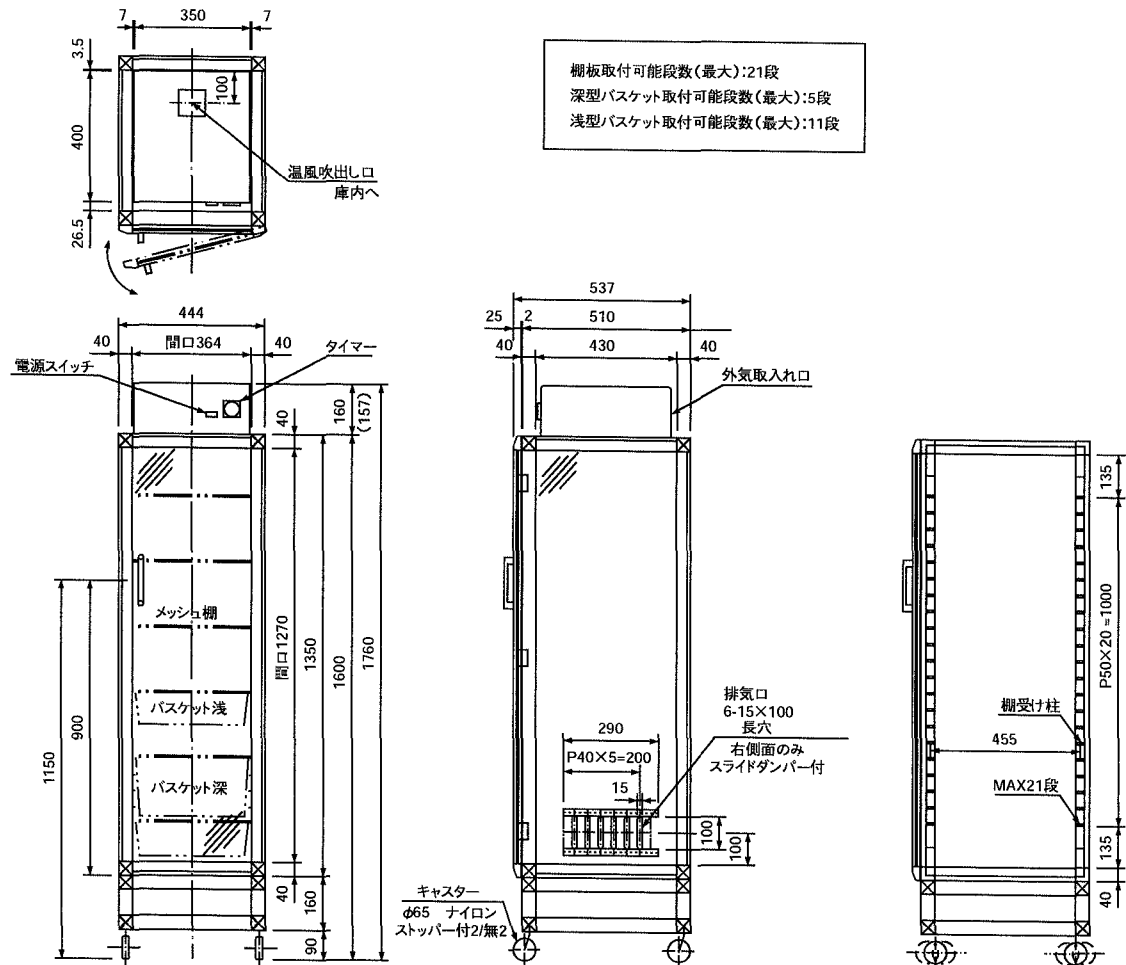

〈温風乾燥機〉

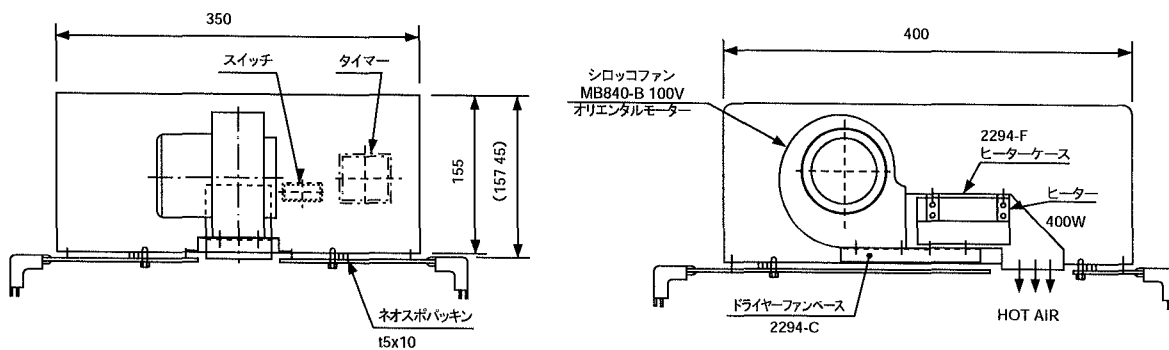


■ニューダスト用アクセサリ


■外形寸法図

(単位:mm)


<3-5034-03>

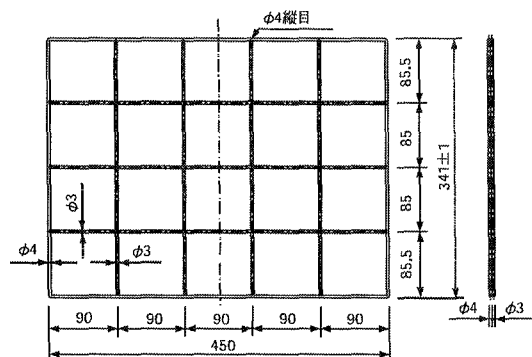


<3-5034-04>

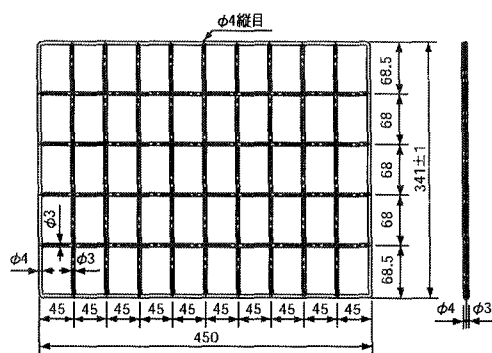

<3-5034-05>

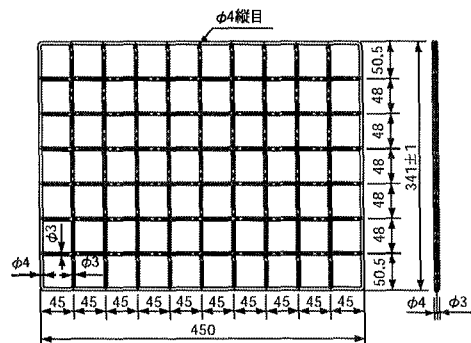

<3-5034-06>

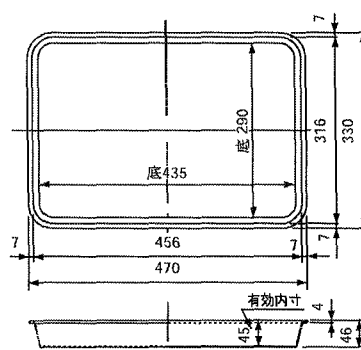


■ニューダストアウトドライ

3-5032-01




■外形寸法図

(単位:mm)

〈本体〉

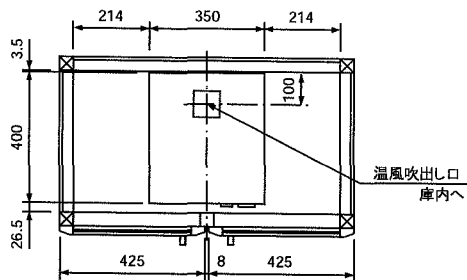

棚板取付可能段数(最大):21段×2列
深型バスケット取付可能段数(最大):5段×2列
浅型バスケット取付可能段数(最大):11段×2列

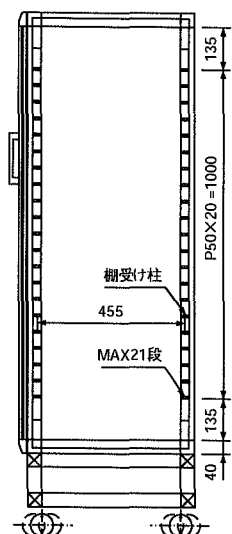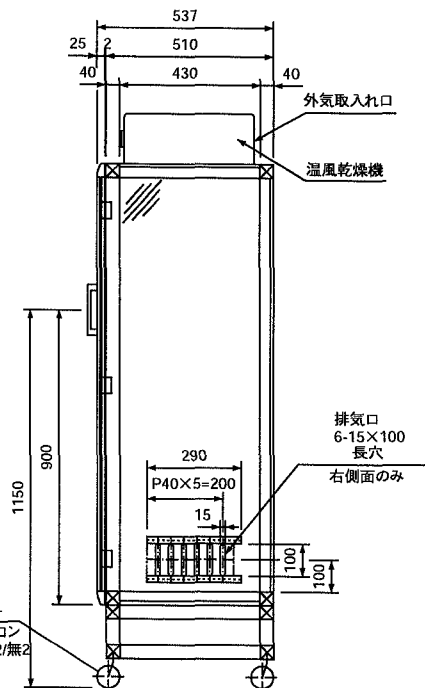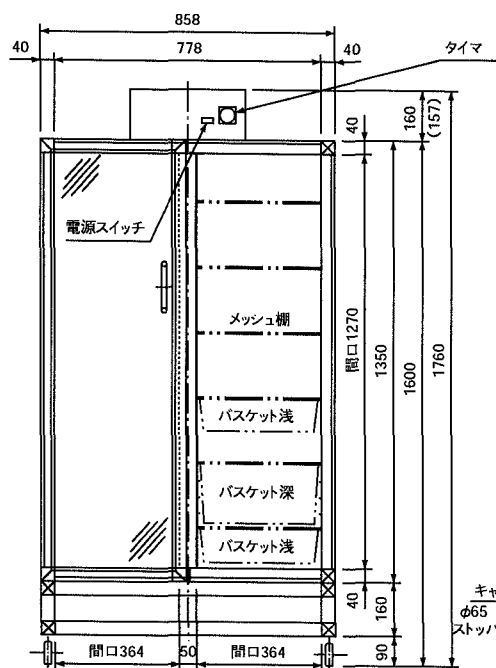

〈温風乾燥機〉

