

取扱説明書


ラコム磯橋式チップ洗浄器

4-032-01

この度は弊社製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使い頂くために、ご使用前には必ず取扱説明書をお読み下さい。
また、お読みいただきました後も大切に保管して下さい。

製品概要

■ 本体

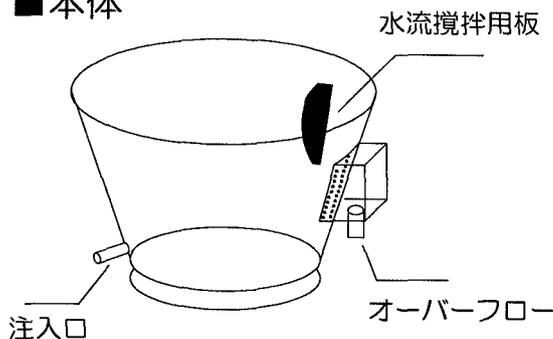

■ 付属品


- 注入口接続用ホース
- オーバーフロー用ホース
- ゴム栓（オーバーフロー、注入口用、各1個）
- ホースバンド
- 洗浄器用ふた

使用方法

● 通常の洗浄

- 1：注入口にホースを接続し、水道の蛇口と接続して下さい。
- 2：蛇口の水圧が高くなりますので、ホースバンドでしっかり固定して下さい。
- 3：オーバーフロー部を流し台に流れるように設置して下さい。または付属のホース等を用いて流し台に流れる様に接続してください。
- 4：洗浄器内にチップを入れ、ふたをして下さい。
- 5：水道の蛇口を開き、洗浄を行って下さい。

※注入口が狭くなっており、水圧が高くなりますので、徐々に蛇口を開いて下さい。

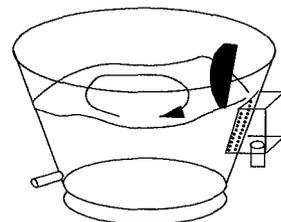

● つけおき洗浄

チップの汚れがひどい場合等は、注入口、オーバーフロー共にゴム栓をして、つけおき洗浄をすることをお勧めいたします。

安全にお使いいただくために



水圧注意

本製品を使用時にはホースに水圧がかかります。
流量を極端に大きくしないで下さい。
ホースの破損、事故
につながる恐れがあります。



設置注意

周囲に水分を嫌う物体がある場所に
設置しないで下さい。



改造禁止

分解・改造などは行わないで下さい。
故障や事故につながりますので
ご注意下さい。

商品についてのお問い合わせは

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル



0120-700-875

FAX 0120-700-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

取扱説明書No.KK-YY-1212
2001年12月 第一版作成