

取扱説明書 ポットミキサー PM-01


この度は弊社製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使い頂くために、ご使用前には必ず取扱説明書をお読み下さい。
また、お読み頂きました後も大切に保管して下さい。

製品概要

⑥タイマー設定つまみ


連続：連続運転
OFF：運転が停止
0～60：運転時間を設定する範囲

③混合容器

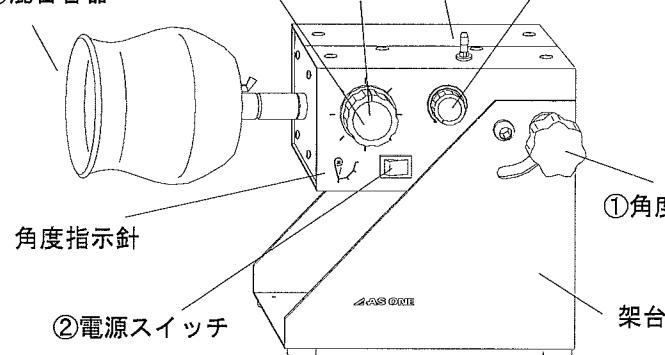

切替レバー取扱方法

- 1：レバーがニュートラルポジションであることを確認する。
- 2：レバーを上方向へつまみ上げ、任意の回転方向へ倒す。
- 3：反対方向へ反転させる場合は、同様に、一度レバーをニュートラルポジションまでつまみ上げ、モーターの回転が停止したことを確認してから、反対方向へ倒して下さい。
注意：ニュートラルポジションでは回転しません。
：モーターに負荷がかかる為、反転させる場合は必ず上記手順3：をご注意下さい。

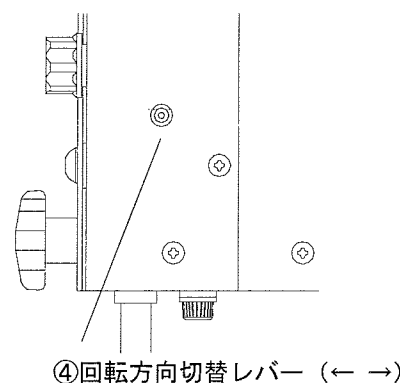

容器取付け方法

- ⑦蝶ボルトを取り外し、電源プラグがコンセントから抜けている事を確認してから、③混合容器を⑧混合容器取付シャフトに入れて下さい。⑦蝶ボルトを⑨丸溝に合わせてしっかりと締め付けて下さい。
※使用中に⑦蝶ボルトが緩みますと、③混合容器が外れてケガをします。⑦蝶ボルトはしっかりと締め付けて下さい。

- ③混合容器を洗浄する際には、本体から取り外して行って下さい。又、洗浄後に取り付ける際には、よく乾燥してからして下さい。

使用方法

- 1：①角度調整つまみを緩めて適正な角度に調整後、しっかりと①角度調整つまみを締め付けます。
- 2：②電源スイッチがOFFになっている事を確認して、電源プラグを三芯接地付きコンセントに、差し込んで下さい。
- 3：③混合容器に試料を適量入れて下さい。（容器の角度により、試料が入れにくい場合は、手順1で容器を垂直に調整した状態で入れることをお勧めします。以降の手順は同じです）
- 4：上記の手順で④回転方向切替レバーの位置を任意の回転方向を決めて下さい（納入時はレバー位置はニュートラルポジションです。そのままでは回転しませんのでご注意下さい）
- 4：③混合容器が回転しださないように⑤回転数調整つまみをLの位置にしてから、②電源スイッチを入れて下さい。
- 5：⑥タイマー設定つまみで、連続運転か、タイマー使用による時間設定運転を選択します。タイマー使用時は、設定したい時間より少し多めに回し、そこから設定時間に合わせて下さい。
- 6：⑤回転数調整つまみを徐々に右に回して、任意の回転数まで上げて下さい。
- 7：混合が終了しましたら、②電源スイッチを切り装置が停止してから、試料を取り出して下さい。
- 8：ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

安全にお使いいただくために



100V専用

- ◎この製品の電源電圧はAC 100V 専用です。
電源電圧が異なりますと機械の故障や火災の原因となります。



接地必要

- ◎万一の感電防止のためにアースをして下さい。



断線注意

- ◎電源プラグの取り外しはプラグを持って外して下さい。電源コードを引っ張りま
ずと断線の原因となります。



水注意

- ◎本機は防水仕様ではありません。
ご注意下さい。
また蒸気・結露などにもご注意下さい。



改造禁止

- ◎分解・改造などは行わないで下さい。
故障や感電事故につながりますので
ご注意下さい。



異常注意

- ◎異常が発生した場合は電源スイッチを
OFFにして電源プラグも引き抜いて下さい。
修理などはご購入の販売店にご相談下さい。



感電注意

- ◎濡れた手で操作をしないで下さい。
感電事故につながりますので
ご注意下さい。



警告

- ◎混合容器が回転中に回転物に触れないで下さい。
巻き込まれてケガの原因となります。
また、容器内にはスクレーパーが2箇所あり
ますのでご注意下さい。



警告

- ◎動作中に混合容器の交換をすると危険です。
必ず電源プラグがコンセントから抜けて
いる事を確認して下さい。



警告

- ◎角度調整つまみをしっかりと締め付けていないと装置本体が落下しケガの原因となります。
角度調整つまみを確実に締め付けて下さい。



警告

- ◎蝶ボルトをしっかりと締め付けていないと混合容器が落下しケガの原因となります。
蝶ボルトを確実に締め付けて下さい。



警告

- ◎本装置を不安定な場所で使用しないで下さい。
装置が転倒しケガの原因となります。
設置場所には十分注意して下さい。



注意

- ◎本装置を混合以外の目的に使用しないで下さい。

製品仕様

混合方式	回転による攪拌方式(左・右回転)
回転数	4～56rpm
容器容量	2リットル
タイマー	ゼンマイ式最長60分(連続運転可能)
傾斜角調整範囲	90°(水平～垂直)
外形寸法	約W343xD246xH450mm(傾斜角45°時)
本体材質	SPCC(塗装)
造粒容器材質	SUS
本体重量	4.3kg
電源	AC100V 50/60Hz 0.5A
周囲温度範囲	5℃～35℃

実験中の注意



- ◎試料が飛び散る場合があります。
実験中は必ず防護メガネを着用
してください。



- ◎実験中に飛び散った試料や薬液などは
すぐにふき取して下さい。



- ◎実験中は定期的に十分な換気を行って
下さい。必要な場合はドラフトなどの
換気設備をご使用下さい。



- ◎ドラフト内での使用では雰囲気ガスに
より製品の耐久性が著しく低下する
ことがありますのでご注意下さい。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

粉体コールセンター

フリーダイヤル ☎ 0120-229-475

FAX 0120-229-476

e-mail funtai@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

取扱説明書No. HK-SH1109-0001
2004年10月 第一版作成