

取扱説明書

バッグミキサー SKM-713

お買いあげありがとうございます。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使い下さい。
『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つところに添付して下さい。


安全上のご注意

* 下記の事項をお守り下さい。

 改造禁止	製品の改造及び用途以外の使い方はしないで下さい。 製品の改造や本来の用途以外に使用すると、ケガ、製品の故障の原因になります。
 設置注意	周囲温度が5～35℃以内のところに設置して下さい。 異常に多湿な環境、乾燥した環境には設置しないでください。
 設置注意	この製品は室内使用を前提に設計されております。 湿気が少なく、水滴のかからないところに設置して下さい。
 設置注意	ホコリが少なく、風通しのよいところに設置して下さい。 また、使用時は時々室内の換気を行って下さい。 製品の扉を開けて定期的に換気を行って下さい。
 100V専用	この製品の電源電圧はAC100V専用です。 電源電圧が異なると、機械の故障や火災の原因になります。
 接地必要	万一の感電防止のためにアースをして下さい。
 断線注意	電源プラグの取り外しはプラグを持って外して下さい。電源コードを引っ張りますと断線の原因になります。

製品概要

タイマー切り替えスイッチ

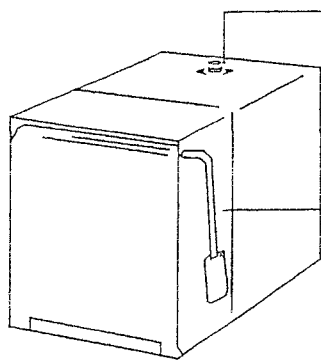


ドア開閉ハンドル


電源スイッチ

調節ネジ


ブレーカー

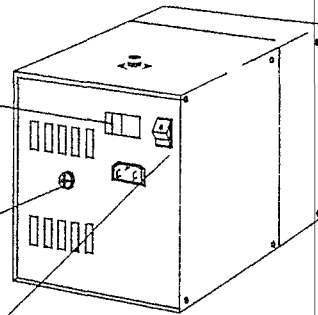

パドル

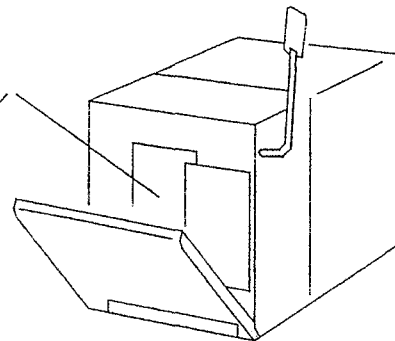

* ドア開閉ハンドルにはスタートスイッチがついておりますので、ドアを閉めないでスタートできません。ドアを開けると自動的に運転が停止します。

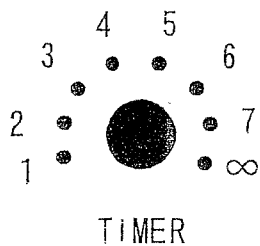

TIMER

タイマー部

1 ●	30秒
2 ●	60秒
3 ●	90秒
4 ●	120秒
5 ●	150秒
6 ●	180秒
7 ●	210秒
∞ ●	連続

〔 特長 〕

- 国産 静粛モーター採用でパワフルなミキシングが可能になりました。
- 振動を極力抑えました。
- サンプルのブレンディングが簡単にできます。
- 美しく、丈夫で、汚れてもサツときれいになるステンレス（SUS304）製です。
- 高速回転モーターで効率的な粉碎を行います。
- ミキサー用袋は、BAG PAGE 400（5-5042-11）、
BAG LIGHT 400（5-5042-12）、
ストマフィルター 04-03014タイプ（6-8331-01）、
04-03011（6-8831-02）をご使用ください。

※極端に固い試料には使用しないでください。

※袋は付属しておりません。


運転方法

1 ; 電源スイッチのOFFを確認し、
電源コードを三芯接地付
コンセントに差しこみます。
背面の電源スイッチをONにしてください。

2 ; タイマー切り替えスイッチを回し、
運転時間を設定してください。
30秒ごとに設定可能です。
連続運転も可能です。


3 ; 試料をセットしてください。
扉を閉めると運転がスタートします。
スタートしない場合は背面スイッチのONを
確認し、扉を開けて再度閉めてください。

6 ; 使用後は背面電源スイッチのOFFを確認し、
電源コードを抜いて保管してください。

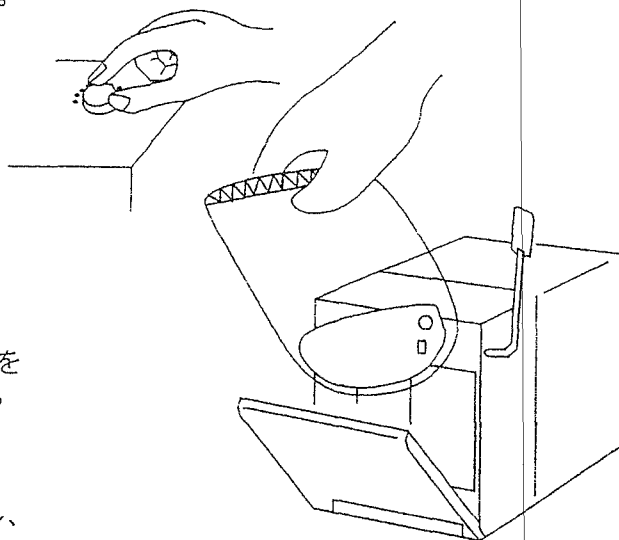

モーター(パドル)の位置調整について

* 初期設定はなるべく変更しないください。
調節する前にモーターの初期設定の位置を
必ずマークしておいてください。

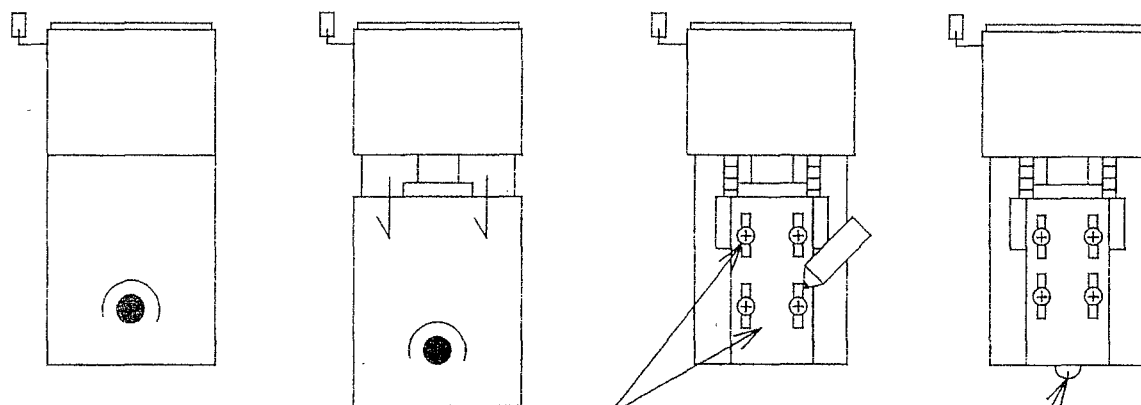

①製品側面のネジを取りはずし
後部カバーを外します。

②調節前のモーター位置を
ペンでマークしてから
モーターを固定している
ネジ4本をゆるめてください。




③背面の調節ネジを
回してモーター位置を
調整してください。

④調節後は必ずモーターを固定している
ネジをしっかりしめてください。

⑤カバーを取り付けてください。

保守点検とお手入れについて

末永くお使いいただくために下記の項目をお守り下さい。

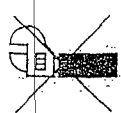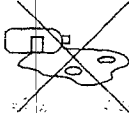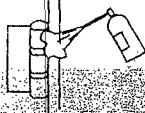	清掃は水を硬く絞った柔らかい布で拭いて下さい。取れにくい汚れは中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は乾いた布で拭き取って下さい。	
	研究用製品には保管者、管理責任者を決め、使用状態の履歴を取られることをおすすめいたします。	
	破損やけが、など事故の恐れがありますので分解、改造は行わないでください。	
	作業が終了したら必ず製品の清掃を行ってください。製品についての試料や薬品はかならずふき取ってください。	
	可動部分は時々市販の潤滑スプレー等で定期的に注油を行ってください。ボルトやねじのゆるみによるガタツキが生じたときは、締め直してください。ゆるんだまま使用すると、本体の破損や転倒の可能性があります。	

製品仕様

〔仕様〕

- サイズ (mm) : 220×255×390 (245×270×390 レバー、タイマーつまみ含む)
- 重量 (kg) : 15
- 使用バッグサイズ : 190×300 (約400ml)
- 消費電力 (W) : 40
- 安全装置 : 過電流ブレーカー 20A
- ストローク回数 (回/min) : 140回 (50Hz) 165回 (60Hz)
- 電源 : AC100V 50/60Hz
- タイマー設定 : 30・60・90・120
・150・180・210秒・連続からひとつ選択

取扱説明書
バッグミキサー
No.KK-TT0001-0112
2001年11月 第一版作成

商品に関するお問い合わせは

アズワン株式会社
カスタマー相談センター

受付時間 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

フリーダイヤル



0120-700-875

FAX 0120-700-763

■ バッグミキサー

5-5718-01

■ 外形寸法図

(単位:mm)

