


2チャンネルタイマー

TR-9288(Code)6-7430-01

この度は、当製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの説明書をお読みください。

外観図

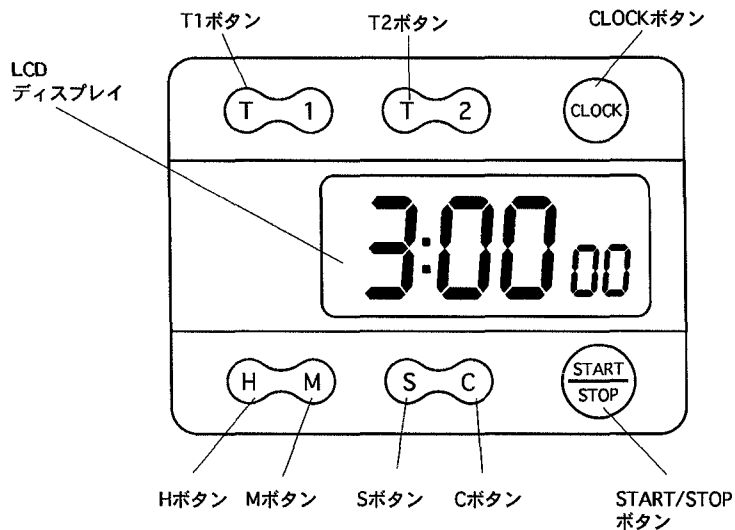

<電池交換>

1. 本体裏面にある電池カバーを外し（コインなどで「OPEN」方向に約30°回す）新しい電池と交換します。
 2. 電池カバーをはめます（コインなどで「OPEN」と反対方向に約30°回す）。
- * 使用電池：LR44（G13タイプ）・1個
* 使用後のリチウム電池の廃棄は、環境保護のため、規定の廃棄方法に従ってください。

△ ご注意

- 本製品の清掃には、薬品を使用しないでください。水又は中性洗剤を使用してください。
- 規定の電池以外は使用しないでください。電池交換は全て同時に行ってください。
- 本製品を分解・改造などしないでください。故障の原因となります。
- 極度の高温・低温となる場所への設置は避けてください。

使用・セット方法

<時刻設定>



1. CLOCKボタンを長押し（約3秒間）すると、時刻表示が点減します。
 2. Hボタンで時間・Mボタンで分・Sボタン（00秒になる）で秒を設定します。
 3. CLOCKボタンを押すと設定完了です。
- * 各値を設定する際、ボタンを長押し（2秒以上）すると数値が早くかわります。
* START/STOPボタンを押し続けると（約3秒間）24時間表示と12時間表示が切り換わります。

<タイマー>

○カウントダウン



1. 設定
 - ・ T1またはT2ボタンを押し、タイマーモードにします。
 - ・ Hボタンで時間・Mボタンで分・Sボタンで秒を設定します。
 - ・ 数値を設定する際、ボタンを長押し（2秒以上）すると数値が早くかわります。
 - ・ Cボタンを押すと数値はクリアされます。（H・M・SボタンとCボタンを同時に押すと時間・分・秒が単独でクリアされます）



2. 作動
 - ・ START/STOPボタンを押すと、タイマーが作動しカウントダウンを始めます。
 - ・ タイマー作動中にSTART/STOPボタンを押すと、一時停止します。
 - ・ 再びSTART/STOPボタンを押すとスタートします。
 - ・ タイマー作動中に、他のタイマーを作動・時刻を表示させることが出来ます。
- 左図のように表示されていない作動中のタイマーは、マークが点滅します。



3. アラーム
 - ・ タイマーが00:00までカウントダウンするとアラームが鳴り、カウントアップします。
 - ・ いずれかのボタンを押すと、アラーム&タイマーが止まります。
 - ・ Cボタンを押すと00:00にクリアされ、START/STOPボタンを押すと設定値に戻ります。

○カウントアップ



1. T1またはT2ボタンを押し、タイマーモードにします。
- * タイマー設定している場合は、Cボタンを押し設定数値をクリアしてください。
2. START/STOPボタンを押すとカウントアップを始めます。
3. 再びSTART/STOPボタンを押すとカウントを中止します。
4. Cボタンを押すとクリアされます。

* ストップウォッチ作動中に、他のストップウォッチを作動・時刻を表示させることが出来ます。
その際図のような表示されていない作動中のタイマーはマークが点滅します。

保証規定

1. 製造上の責任による商品の欠陥または正常な使用状態において故障が生じた場合、お買い上げ日より6ヶ月間無償修理致します。
2. 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送等による落下等による故障。
 - 火災、震災、異常電圧、公害、塩害等の外的要因による故障。
 - 接続している他の機器が原因による故障。
 - 車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

品名	2チャンネルタイマー		
型名	TR-9288		
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月間		
お買い上げ	年	月	日
お名前	様		
ご住所	TEL.		
取扱い店	担当者印		
住所	TEL.		

■ 商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875
FAX 0120-700-763
E-mail: q@so.as-1.co.jp
受付時間: 午前9時~12時、午後1時~5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

アズワン株式会社

第3版2002年8月作成
IDT-7430-01

ML-20104